



병렬 증발 농축 솔루션 다수 시료를 위한 효율성 극대화

BUCHI는 처리량 최적화를 원하는 R&D나 품질 관리 부서를 위해 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있는 정확하고 입증된 솔루션을 제공합니다.



고객을 위한 핵심 메시지
BUCHI는 “우수한 품질을 고객에게”라는 슬로건으로 제품의 부가가치를 창출합니다.

“우수한 품질을 고객에게”는 BUCHI의 철학 및 행동을 대변하는 핵심입니다. 이것은 정확하게 고객의 요구에 부합하는 뛰어난 서비스를 제공하도록 방향을 제시합니다. 이것은 BUCHI가 고객과의 긴밀한 관계를 유지해야 한다는 것을 의미합니다. 그것이 BUCHI가 고객과 고객의 사업을 더 잘 이해하기 위해 관계를 지속하고 업무에 매진하는 이유입니다.

BUCHI는 고객에게 부가적인 가치로 제공하는 고품질의 제품, 시스템, 솔루션, 응용프로그램 및 서비스를 제공함으로써 당신을 돕습니다. 이는 고객으로 하여금 고객의 프로세스 및 작업에 전적으로 집중할 수 있게 합니다.



용이함

고객은 복잡한 프로세스를 다루고, 고난도의 업무를 수행하며 필수적인 것에 집중하기를 원합니다. BUCHI는 신중하게 고안된 솔루션과 작동하기 쉬운 장비 및 시스템을 제공함으로써 고객을 지원합니다.



능숙함

고객은 정확하게 고객의 요구에 맞는 제품, 시스템, 솔루션, 응용프로그램 및 서비스를 필요로 합니다. BUCHI는 능숙한 지원을 제공하기 위해 요구되는 기술적인 전문지식과 수십 년의 경험을 보유하고 있으며, 지속적으로 본사의 시장 서비스를 개선하기 위해 고객들과 협조하고 있습니다.



신뢰성

고객은 제품, 시스템, 솔루션, 응용프로그램 및 서비스에 있어 고객의 협력자를 완전히 의지할 수 있기를 원합니다. BUCHI는 장비에 대한 품질과 성능을 보증하며 고객의 만족을 충족시키지 않을 경우 신속하고 효율적으로 대처하여 해결할 것입니다.



경제성

고객은 효율적인 솔루션으로 가능한 최고의 결과를 도출해 내기를 원합니다. BUCHI는 고객의 업무 및 프로세스를 경제적으로 처리하도록 도와줍니다. 더불어, 고객의 높은 수준의 경제적 이익과 최대의 부가가치를 창출하기 위해 노력합니다.



안정성

고객은 안전이 최우선사항인 환경에서 업무를 수행하고 있습니다. 고객과 긴밀히 협조함으로써, BUCHI는 인류와 환경에 있어 BUCHI의 제품, 시스템, 솔루션, 응용프로그램 및 서비스가 가능한 안전하도록 최대한의 힘을 기울이고 있습니다.



글로벌화

고객은 개별화된 서비스와 간소화된 의사소통 수단을 추구합니다. BUCHI는 전세계적으로 조직화된 각국의 지사 및 검증된 판매처를 보유하고 있기 때문에, 고객의 위치에 상관없이 전문적인 지원이 가능합니다. BUCHI의 지역 직원과 전세계의 수많은 본사의 서비스에 만족한 고객들은 귀하가 적합한 협력자와 함께 업무를 하는데 있어 신뢰를 줍니다.



지속가능성

고객은 환경적 난제에 직면했을 때, 책임감 있게 행동하는 협력자를 선호합니다. BUCHI는 친환경적인 프로세스 및 긴 서비스 기간을 갖는 제품들을 제공합니다. 또한, 에너지와 물을 보존하고 환경오염을 가능한 최소화하기 위해 발전된 기술을 활용하고 있습니다.



다수 시료 증발 농축 솔루션
시료 처리량 및 효율성 향상

고객은 가장 효율적이고 지속가능한 병렬 시료 증발 농축 솔루션을 원합니다. 50년 이상 BUCHI는 시장을 선도하는 증발 농축 솔루션을 제공해 왔습니다. 여기에는 혁신적이고 믿을 수 있는 제품, 시스템, 솔루션 및 맞춤형 어플리케이션 지원이 모두 포함됩니다.

식품/음료



품질 관리 및 첨가물 개발을 위한 병렬 증발 농축

- 농축
- 고체상 추출

환경 분석



환경 오염 감시를 위한 빠르고 효율적인 시료 농축

- 농축
- 고체상 추출

사료



품질 관리 및 첨가물 개발을 위한 병렬 증발 농축

- 농축

제약



제약 산업 및 신성분 개발에서의 품질 관리

- 건조
- 농축
- 고체상 추출

화학



품질 관리 부서 및 다수 시료의 동시 준비가 필요한 R&D 실험실의 모든 일상 업무

- 건조
- 농축

학계



학교의 연구계 및 학계의 다양한 어플리케이션 및 교육

- 건조
- 농축
- 고체상 추출

다수 시료 준비 과정

BUCHI는 시료 처리량의 향상을 위해 고객의 요구를 완전히 충족하는 솔루션을 제공합니다. 다수 소량 시료이든 중간 규모이든 농축, 증발 또는 건조 작업이든 상관없이 BUCHI는 편리하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.

증발 전 단계	샘플링, 합성, 추출, 정제 및 고체상 추출		
병렬 증발 단계	병렬 증발		
어플리케이션	미리 지정한 잔류량(0.3, 1, 3 mL)으로 농축	건조 또는 증발	건조 또는 증발
시료 수	다수 시료 4, 6, 12	다수 시료 4 ~ 96	다수 시료 6 ~ 12
시료량 최소 최대	5 mL 500 mL	0.5 mL 500 mL	0.5 mL 240 mL
자동화 정도	●●	●●	●
증발 성능	●●●	●●●	●●
BUCHI 솔루션	«병렬 증발 농축 분석 준비용» p.6	«병렬 증발 농축 높은 처리량용» p.8	«병렬 증발 농축 에센셜용» p.10
증발 후 단계	정제 분석		

자세한 정보는 아래 웹 사이트에서 확인하십시오:
www.buchi.com/parallel-evaporation/solutions



솔루션 «병렬 증발 농축 분석 준비용» 지정된 잔류량으로 다수 시료 농축

고객은 한 번에 최대 12개의 시료를 특정 양으로 농축하기를 원합니다. BUCHI의 친환경 고효율 «병렬 증발 농축 분석 준비용» 솔루션은 최대의 재현성과 최고의 회수율을 보장합니다.

분석물질 튜브
및 돌출부



Interface I-300 Pro
(인터페이스 장치)



Vacuum Pump
V-300
(진공 펌프)



Syncore® Analyst
(병렬 증발 농축기)
및 독립형 응축기



시료 12개용
플러쉬백 모듈



고체상 추출(SPE)



Recirculating Chiller F-314
(순환냉각기)

주요 혜택

신뢰성

- 분석물질 회수를 극대화하는 플러쉬백 모듈
- 휘발성 화합물의 손실을 막는 냉각된 돌출부
- 개별 밀봉방식에 의한 교차 오염 방지
- 불활성 물질 이용한 오염 방지

경제성

- 최대 12개의 시료를 미리 지정한 잔류량으로 농축할 수 있어 생산성 향상
- 질소가 불필요해 운영 비용 감소
- SPE (고체상 추출)와 농축의 결합으로 효율성 향상

친환경

- 용매 회수율이 우수한 친환경적 솔루션
- 용매 증기 배출 없음
- 친환경적 순환냉각기 사용으로 물 소비 및 폐기 없음

솔루션 «병렬 증발 농축 분석 준비용»



- Syncore® Analyst 및 독립형 응축기
- Recirculating Chiller F-314
- Vacuum Pump V-300
- Interface I-300 Pro
- 플러쉬백 모듈
- 고체상 추출(SPE)
- 선택사항: 받침대 크기(시료 4, 6, 12개)



- 맞춤형 어플리케이션 지원
- 어플리케이션 책자
- 워크샵 교육
- 서비스 핫라인을 통한 중단 시간 최소화
- 예방적 유지보수
- 서비스 및 문서(IQ/OQ)

“실험실과 선박 실험 컨테이너에서 3개의 병렬 증발 농축기를 사용하고 있는데, 시료 준비가 훨씬 더 간편해졌습니다.”

Wolfgang Gerwinski, Federal Maritime and Hydrographic Agency, 독일

솔루션 «병렬 증발 농축 높은 처리량용» 다용도 동시 다수 시료 증발 농축 솔루션

고객은 매우 효율적인 방식으로 다수 시료를 한 번에 증발하기를 원합니다. 교반 기술과 유연성 덕분에 «병렬 증발 농축 높은 처리량용» 솔루션은 시료 처리량을 경제적인 방식으로 크게 향상시킵니다.



주요 혜택

높은 생산성

- 최대 96개 시료의 동시 농축으로 효율성 향상
- 효율적인 열 전달로 고 비등점 용매(예: H₂O/DMF/DMSO)도 신속한 증발 가능
- 개별 밀봉방식에 의한 교차 오염 방지

다목적성

- 서로 다른 시료 용량(0.5 mL – 500 mL)의 처리
- 한 작업대에서 개별 교환이 가능한 랙으로 유연성 향상
- Sepacore® 분취기에서 Syncore® 랙 사용 시 업무 노력 최소화

친환경

- 용매 회수율이 우수한 친환경적 솔루션
- 용매 증기 배출 없음
- 다수 시료의 동시 증발로 에너지 절약
- 친환경적 순환냉각기 사용으로 물 소비 및 폐기 없음

솔루션 «병렬 증발 농축 높은 처리량용»



- Syncore® Polyvap
- Recirculating Chiller F-308
- Vacuum Pump V-300
- Interface I-300
- 시료 96개용 Polyvap 랙
- 진공 커버
- 선택사항: 다양한 랙 크기(시료 4, 6, 12, 24, 48, 96개)



- 맞춤형 어플리케이션 지원
- 어플리케이션 책자
- 워크샵 교육
- 서비스 핫라인을 통한 중단 시간 최소화
- 예방적 유지보수
- 서비스 및 문서(IQ/OQ)

“Sepacore®와 Syncore® Polyvap을 함께 사용하면 업무 속도와 효율이 크게 향상됩니다. 생성된 활성 물질의 순도도 더 높습니다. 이것이 빠르고 경제적인 고품질 분석의 열쇠입니다.”

Bogor Agriculture University, 인도네시아

솔루션 «병렬 증발 농축 에센셜용» 기본적인 필요의 충족을 위한 병렬 증발 농축 솔루션

고객은 효율적으로 다수 시료를 동시에 처리하기를 원합니다. 12개 시료를 교반할 수 있는 병렬 증발 농축기를 사용하는 «병렬 증발 농축 에센셜용» 솔루션은 시간을 절약하고 시료 처리량을 향상시키도록 설계되었습니다.

Interface I-300
(인터페이스 장치)



Vacuum Pump V-300
(진공 펌프)



Multivapor™ P-12
(병렬 증발 농축기)
및 독립형 응축기



시료 운반 랙



Recirculating Chiller F-308
(순환냉각기)

주요 혜택

다목적성

- 다양한 시료 튜브 사용 가능(예: 플라스크, 평면 및 둥근 바닥 튜브, Falcon 튜브)
- 다양한 필요를 충족하는 교환형 6 또는 12자리 받침대

효율성

- 다수 시료의 동시 증발로 효율성 향상
- 질소가 불필요해 운영 비용 감소
- 경제적인 방식으로 Rotavapor® (회전 증발 농축기) 수 증가 가능

편리성

- 쉽고 간편한 작동 방식으로 교육 필요 감소
- 진공 컨트롤러와 통합 용매 라이브러리를 통한 간편한 프로세스 제어
- 시료를 볼수있어 농축 과정 관찰 효과 극대화

솔루션 «병렬 증발 농축 에센셜용»



- Multivapor™ P-12 및 독립형 응축기
- Recirculating Chiller F-308
- Vacuum Pump V-300
- Interface I-300
- 시료 운반 랙
- 선택사항: 6자리 버전도 제공, 크리스탈 랙



- 맞춤형 어플리케이션 지원
- 어플리케이션 책자
- 워크숍 교육
- 서비스 핫라인을 통한 중단 시간 최소화
- 예방적 유지보수
- 서비스 및 문서(IQ/OQ)

“저는 전 세계의 연구자들에게 연구 효율을 크게 향상시키는 Multivapor™(병렬 증발 농축기)를 항상 추천합니다.”

Kazuhiro Takagi 박사, National Institute Agro-Envrionmental Science, 일본



고객의 필요를 충족하는 최상의 솔루션
고객의 필요, 어플리케이션 및 특성에 따른 비교



Multivapor™

Syncore®

P-12

Polyvap

Analyst

필요/솔루션

페이지

«병렬 증발 농축 분석 준비용»

6

«병렬 증발 농축 높은 처리량용»

8

«병렬 증발 농축 에센셜용»

10

어플리케이션

증발

건조

농축

고체상 추출(SPE)

특징

용기 유형

가변식

고정식

고정식

용매 비등점

< 100 °C

< 200 °C

< 200 °C

처리 용량

0.5 – 240 mL

0.5 – 500 mL

5 – 500 mL

플러쉬백

타이머 기능

불활성 조건

시료 처리수

4/6/12

(4-96)

(6-12)

사양

냉각 범위

냉각 용량

진공 용량

최종 진공

용매 라이브러리

기울기



Vacuum Pump

Interface

Recirculating Chiller

V-300

V-600

I-300

I-300 Pro

F-308

F-314

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●


●

다수 시료를 미리 지정한 잔류량으로 농축할 수 있습니까?

예, 다수 시료를 잔류량으로 농축할 수 있습니다.

Syncore® Analyst (병렬 증발 농축기)는 시료당 0.3 mL, 1 mL ~ 3 mL의 범위에서 최대 12개의 시료를 미리 지정한 잔류량으로 농축하기 위해 3개의 교환형 랙을 사용하는 병렬 시료처리 제품입니다. 잔류량은 시료 용기 하단에 있는 수냉식 돌출부에 포집됩니다. 이 특수한 디자인 덕분에 온화한 조건에서 열에 민감한 화합물을 증발할 수 있습니다.

Syncore® Analyst (병렬 증발 농축기)의 모든 관련 부품은 내화학성이 있고 오염물을 발생시키지 않습니다.

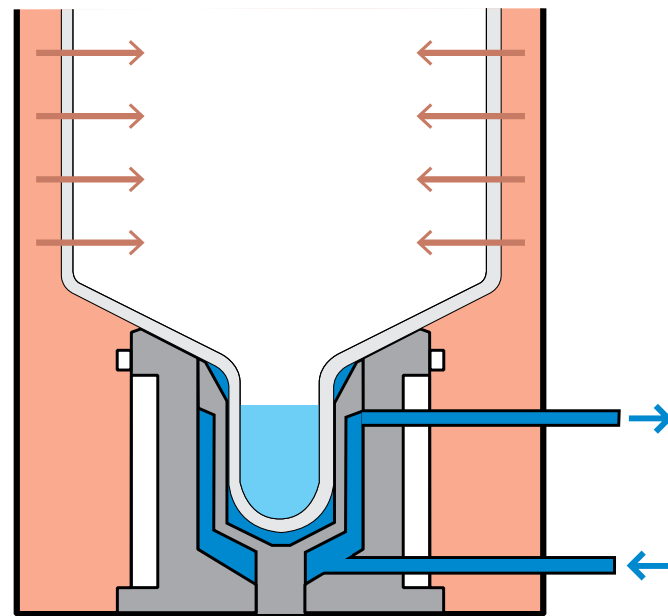


높은 회수율을 달성할 수 있습니까?

예, 높은 회수율을 달성할 수 있습니다. 대부분의 분석 작업에서 신뢰할 수 있는 조사를 위해서는 고 회수율이 필수입니다.

랙 R-6 및 R-12의 플러시백 모듈은 증발 과정 중 소중한 시료가 유리 벽에 달라붙는 것을 막아 회수율을 크게 향상시킵니다.

뿐만 아니라 혁신적인 크리스탈 랙 덕분에 증발 과정을 완전히 관찰할 수 있습니다.

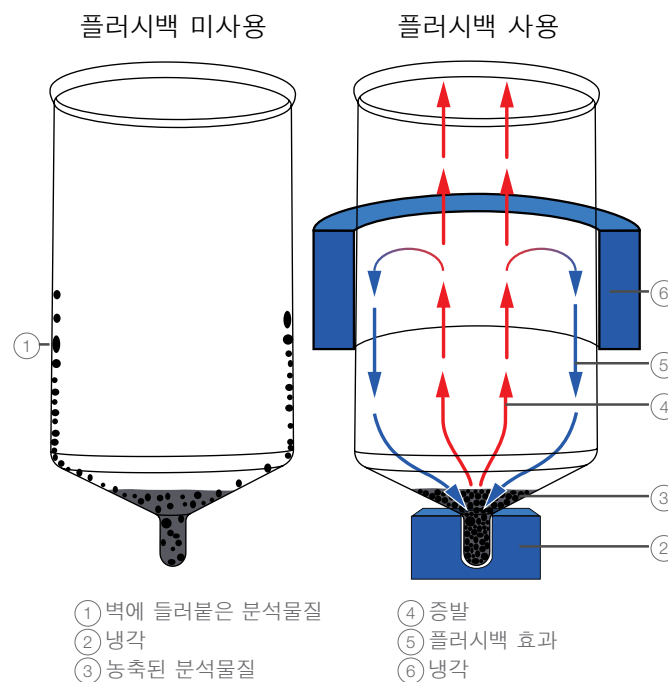

Syncore® (병렬 증발 농축기) 로 DMF나 DMSO 같은 고 비등점 용매를 증발할 수 있습니까?

예, 진공 설정이 적절하면 가능합니다. 효율성 향상을 위해 24 및 96자리 Syncore® 랙용 절연 키트를 사용할 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 절연 키트를 Vacuum Pump V-300 (진공 펌프) 및 Interface I-300 Pro (인터페이스 장치)와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

Syncore® (병렬 증발 농축기) 에 어떤 화학물질을 사용할 수 있습니까?

Syncore® (병렬 증발 농축기)의 모든 관련 부품은 불활성이고 모든 종류의 화학물질에 대해 내화학성을 갖는 고품질 소재(예: 붕규산 유리, PTFE 또는 EPDM)를 사용해 제조됩니다. 대부분의 유기 용매, 석유화학물질, 오일 및 산(예: 트리플루오로아세트산(TFA) 또는 염산)을 제약 없이 사용할 수 있습니다.


통합 SPE (고체상 추출)의 장점은 무엇입니까?

SPE (고체상 추출)와 증발을 결합하면 시료 준비 효율이 향상됩니다.

종래의 고체상 추출은 다양한 분석 과정에서 없어서는 안 되는 필수 단계로, 번거로운 단계가 많이 수반됩니다. 변형된 병렬 증발 농축기인 Syncore® Analyst (병렬 증발 농축기)를 사용하면 각 단계 사이에서 시료를 옮길 필요가 없이 용출액 증발을 포함한 모든 필수 단계를 처리할 수 있습니다.

가장 중요한 특징은 3방향 정지꼭지인데, SPE 카트리지를 통과한 액체를 폐기물 용기나 수거 용기로 분리해 줍니다.

그런 다음 수거 용기에 있는 용리물을 증발해 건조하거나 미리 지정한 잔류량으로 농축합니다. 이때 SPE 작업 단계와 증발 단계 사이에서 시료를 옮길 필요가 전혀 없습니다.

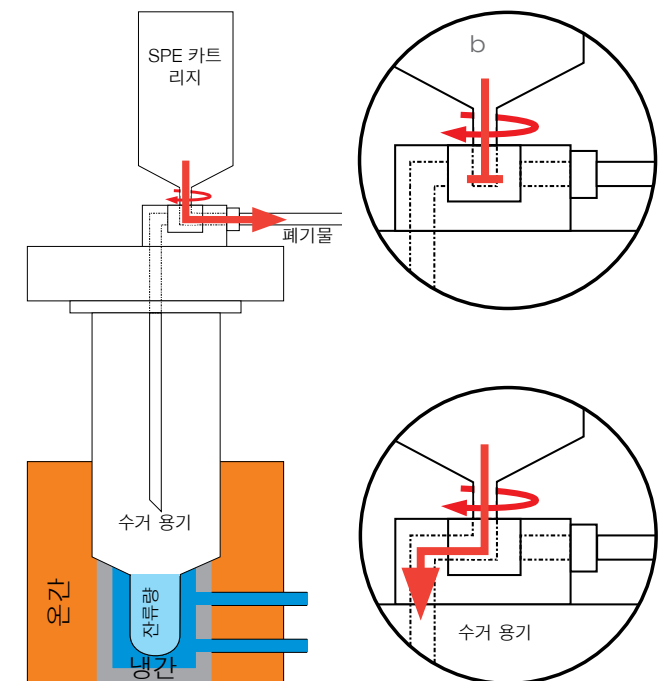

Vacuum Pump
(진공 펌프)



다이아프램 진공펌프 V-300 은 다중병렬 증발기와 완벽히 매치되어, 조용하고 경제적인 작동을 제공한다.

Interface
(인터페이스)



인터페이스 I-300 과 I-300 Pro 는 미리 작성된 SOPs 또는 자동 증발모드를 사용하여 증발 농축할 수 있다.

Laboratory Rotavapor®
(실험실용 회전 증발 농축기)



Rotavapor® R-300 은 다양한 동작모드를 지원하는 회전증발기로 5L 플라스크까지 안전하게 증발농축 할수 있다.

Industrial Rotavapor®
(산업용 회전 증발 농축기)



연속 용매 재활용에는 BUCHI 산업용 Rotavapor® R-220 SE Continuous 사용하십시오.

Melting Point
(용점 측정 장비)



용점 또는 비등점 측정을 위한 M-560 또는 M-565 Melting Point 를 사용해 화합물의 순도를 확인할 수 있습니다.

Chromatography system
(크로마토그래피 시스템)



유연한 Sepacore® 는 간단한 플래시 정제나 전자동 크로마토그래피를 모두 지원하는 솔루션입니다.

Glass Assemblies
(유리 어셈블리)



다양한 유리 응축기와 플라스크를 사용해 증발 어플리케이션을 최적화할 수 있습니다.

Plastic Coated Glass
(플라스틱 코팅 유리)



BUCHI는 안전성을 극대화하기 위해 거의 모든 유리에 고품질 플라스틱 코팅(P+G)을 적용해 유리 깨짐을 방지합니다.

Recirculation Chiller
(순환냉각기)



순환칠러 F-308 과 F-314 는 경제적이고 생태 친화적인 필요를 충족시키는 환경친화적 냉각장치이다.

Encapsulator
(캡슐화 장비)



Encapsulator B-390 또는 B-395 Pro 를 사용하면 보호나 방출 조절을 위해 기질에서 활성 성분을 캡슐화할 수 있습니다.

SpeedExtractor
(고속 용매 추출 장비)



SpeedExtractor E-914 또는 E-916 을 사용하면 추출 과정을 최적화할 수 있습니다.

NIRFlex
(FT-NIR 분광기)



근적외선 분광기는 신속한 스크리닝 방법으로 전통적인 지방 정량을 보완하는 선호되는 기술입니다.



고객 서비스 및 지원 가능성 평가 실험에서 예방 보수까지

여러분은 효율적이고 차별화된 서비스에 가치를 부여합니다. 전세계에 걸친 우리의 프로페셔널한 응용 전문가, 서비스 기술자 뿐만 아니라 BUCHI 제품에 만족하고 있는 수많은 고객들은, 여러분들이 적절한 파트너와 비즈니스를 함께 하고 있음을 보증합니다.



병렬 증발 농축에 대한 추가 정보 제공

이 어플리케이션 책자는 특정 용매와 혼합물의 병렬 증발 농축에 관한 가이드라인을 제시합니다. 이 책자에는 수년간의 경험이 요약되어 있어 BUCHI Syncore®와 Multivapor™를 가장 안전하고 효율적으로 사용하는 방법을 확인할 수 있습니다.

BUCHI의 풍부한 자료를 확인해 보십시오:
www.buchi.com/literature



어플리케이션 개선

검증된 전문가들이 어플리케이션 개발을 지원합니다. 올바른 장비 구성에 참조할 수 있도록 웹 사이트에서 일부 어플리케이션과 참고 자료를 예제로 제공합니다.

BUCHI의 풍부한 자료를 확인해 보십시오:
www.buchi.com/applications



증발 및 농축에 대한 추가 정보 제공

표준 및 맞춤형 어플리케이션의 개발 과정에서 50년 이상 축적된 경험이 실용적인 지침서에 요약되어 있습니다. 뿐만 아니라 Laboratory Assistant를 통해 필수 시료 준비 단계의 이론적 배경과 실용적인 팁을 제공합니다. BUCHI가 제공하는 풍부한 정보를 이용해 보십시오.

BUCHI의 풍부한 자료를 확인해 보십시오:
www.buchi.com/literature



워크샵, 교육 및 세미나로부터의 혜택

우리는 실용적인 세미나 및 워크샵을, 때로는 시료 전처리 및 분석 분야에서 다른 파트너들과의 협력하에 주기적으로 제공하고 있습니다. 우리는 또한 많은 국내외의 과학 및 산업 학회에 참석하고 있습니다.

우리의 전반적인 활동들에 대해 확인하십시오:
www.buchi.com/events



장비의 가장 효과적인 사용

우리는 여러분이 장비를 올바르게 사용할 수 있도록 지원합니다. 우리는 FDA, GLP/GMP 규정 또는 GAMP 가이드라인에 따르는 완벽한 Installation/Operation Qualification (IQ/OQ)을 제공합니다. 초기 설치, 재검정 또는 재설치로 인한 어떠한 경우이든지간에, 우리는 전문적인 규정에 따르는 검교정을 제공합니다.

우리의 서비스에 대해서 좀 더 찾아보십시오:
www.buchi.com/service-support



정지 시간의 최소화

예방 보수와 맞춤 서비스 패키지로 제품의 정지 시간을 피하십시오. 우리는 1년의 제품 품질보증을 제공하며, 10년의 예비부품 사용을 보증합니다.

우리와 연락하십시오:
www.buchi.com/warranty



전세계 네트워크

우리의 각국 지사 및 협력업체들은 여러분이 어디에 있는지 항상 가까운 곳에 위치해 있습니다. 우리는 여러분의 요구사항들을 잘 알고 있기 때문에, 우리의 경험과 지식을 활용하여 최상의 솔루션을 제공하고 있습니다.

우리와 연락하십시오:
www.buchi.com/worldwide

Distributors

Quality in your hands

BUCHI 지사:

BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
전화 +41 71 394 63 63
팩스 +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
전화 +39 02 824 50 11
팩스 +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow
전화 +7 495 36 36 495
팩스 +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

Nihon BUCHI K.K.
JP – Tokyo 110-0008
전화 +81 3 3821 4777
팩스 +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

뷰키코리아
KR – Seoul 153-782
전화 +82 2 6718 7500
팩스 +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
부담 0800 414 0 414
전화 +49 201 747 490
팩스 +49 201 747 492 0
deutschland@buchi.com
www.buchi.com/de-de

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Office Benelux
NL – 3342 GT
Hendrik-Ido-Ambacht
전화 +31 78 684 94 29
팩스 +31 78 684 94 30
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
전화 +86 21 6280 3366
팩스 +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055
전화 +91 22 667 75400
팩스 +91 22 667 18986
india@buchi.com
www.buchi.com/in-en

BUCHI Corporation
US – New Castle,
Delaware 19720
부담 +1 877 692 8244
전화 +1 302 652 3000
팩스 +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
전화 +33 1 56 70 62 50
팩스 +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
전화 +44 161 633 1000
팩스 +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH – Bangkok 10600
전화 +66 2 862 08 51
팩스 +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
전화 +62 21 537 62 16
팩스 +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

BUCHI 지원 센터:

South East Asia
BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
전화 +66 2 862 08 51
팩스 +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America
BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
전화 +55 19 3849 1201
팩스 +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East
BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai
전화 +971 4 313 2860
팩스 +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online
DE – 69190 Walldorf
전화 +49 6227 73 26 60
팩스 +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

당사는 전세계적으로 100개 이상의 공급 협력업체를 대표하고 있습니다.
현지 담당자를 찾으시려면 아래 웹 사이트를 방문하십시오: www.buchi.com



11593214F ko 1607 / 기술 데이터는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다/품질 시스템 ISO 9001.
영어 버전은 원본 버전이고, 모든 번역본은 영어 버전을 기준으로 제작되었습니다.