

# Kontrolleinheit I-80 / I-180 auf dem Rotavapor® R-80

Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie hier:



[www.buchi.com/r-80/installation](http://www.buchi.com/r-80/installation)



## HINWEIS

Das Lesen und Befolgen der Anweisungen in diesem Dokument ersetzt nicht das Lesen und Befolgen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

## Werkzeuge

	Bestellnr.	Abbildung
Torx Grösse 20	keine	


## Installation am Rotavapor®




## HINWEIS

Die Kontrolleinheit ist für die Montage an einem Rotavapor® R-80 ausgelegt.


- ▶ Die beiden Schrauben am Rotavapor® R-80 Turm entfernen und entsorgen.

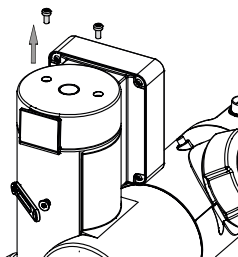


- ▶ Die Montagevorrichtung entfernen.

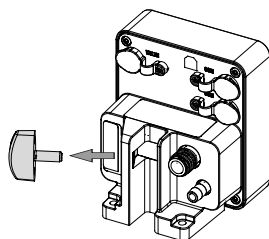


- ▶ Die Kontrolleinheit am Rotavapor® R-80 Turm positionieren.

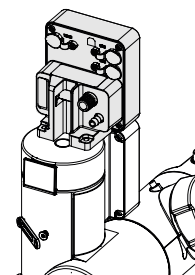

- ▶ Die Kontrolleinheit mit den langen Schrauben aus dem im Lieferumfang der Kontrolleinheit enthaltenen Schraubensatz montieren.
- ▶ Die Schrauben handfest anziehen. (max. 0.8 Nm)

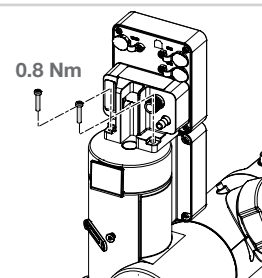

- ▶ Die Montagevorrichtung wieder installieren.

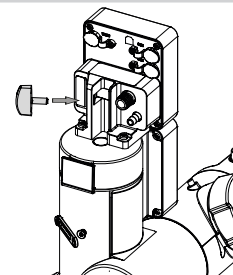

- ▶ Das Gerät anschliessen. Siehe zusätzliches Kapitel je nach ausgelieferten Komponenten.

