

Interfaz I-80 / I-180 en el Rotavapor® R-80

Obtenga más información y asesoramiento a través de nuestros recursos en las redes sociales:



www.buchi.com/r-80/installation



NOTA

El hecho de leer y seguir las instrucciones de este documento no sustituye la lectura y el seguimiento de las instrucciones del manual de funcionamiento.

Herramientas

	N.º de pedido	Figura
Tamaño Torx 20	Ninguno	


Instalar en un Rotavapor®




NOTA

La interfaz está diseñada para montarse en un Rotavapor® R-80.


- ▶ Retire los dos tornillos de la torre del Rotavapor® R-80 y deséelos.

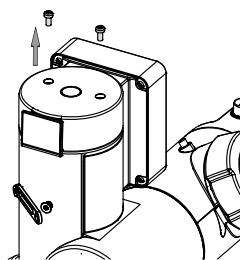


- ▶ Retire el accesorio de montaje.

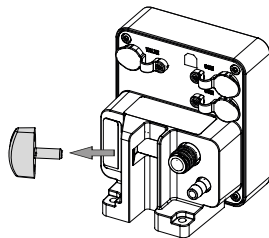


- ▶ Coloque la interfaz en la torre del Rotavapor® R-80.

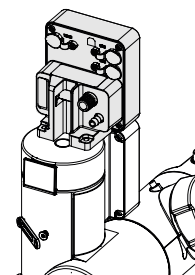

- ▶ Monte la interfaz con los tornillos largos del juego de tornillos suministrado con la interfaz.
- ▶ Apriete los tornillos a mano. (Máx. 0,8 Nm)

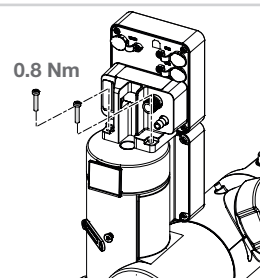

- ▶ Vuelva a instalar el accesorio de montaje.

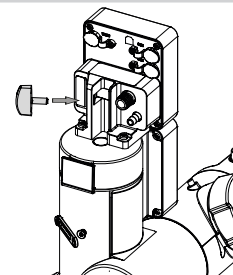

- ▶ Conecte el instrumento. Consulte el capítulo correspondiente según los componentes suministrados.

