

ロータリーエバポレーター R-80 のインターフェース I-80/I-180

当社のメディアリソースを通じて、より多くの分析情報とガイダンスを得ることができます。




www.buchi.com/r-80/installation



備考

本書の指示内容を読んで従っても、取扱説明書の指示内容を読んで従うことに代わるものではありません。

ツール

	注文番号	イラスト
トルクスサイズ 20	なし	


ロータリーエバポレーター への取り付け




備考

このインターフェースは、ロータリーエバポレーター R-80 に取り付けられるように設計されています。


- ▶ ロータリーエバポレーター R-80 のタワーの 2 本のネジを取り外してください。

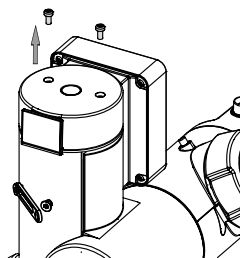


- ▶ 取り付け具を取り外します。

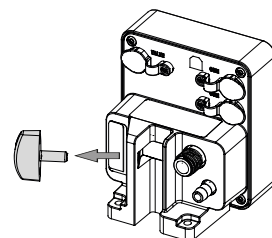


- ▶ ロータリーエバポレーター R-80 のタワーにインターフェースを配置します。

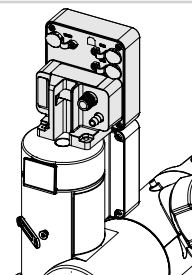

- ▶ インターフェースに付属しているネジセットのうち、長いネジを使用してインターフェースを取り付けます。
- ▶ ネジを締めます。(最大 0.8 Nm)

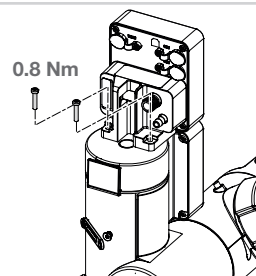

- ▶ 取り付け具を再度取り付けます。

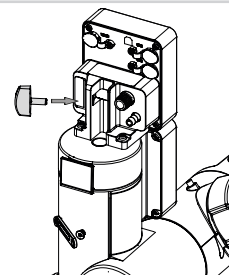

- ▶ 装置を接続します。提供されるコンポーネントに応じて、別途該当する章を参照してください。

