

Rotavapor® R-80 (회전증발농축기) Interface I-80/I-180 (인터페이스)

미디어 자료를 통해 더 많은 정보와 지침을 확인하십시오.



www.buchi.com/r-80/installation



참고

이 문서의 지침을 읽고 따르는 것은 사용 설명서의 지침을 읽고 따르는 것을 대체하지 않습니다.

도구

	주문 번호	이미지
Torx 크기 20	없음	


Rotavapor®에 설치




참고

인터페이스는 Rotavapor® R-80 (회전증발농축기)에 장착되도록 설계되었습니다.


- ▶ Rotavapor® R-80 (회전증발농축기) 타워에서 나사 두 개를 풀어 제거합니다.

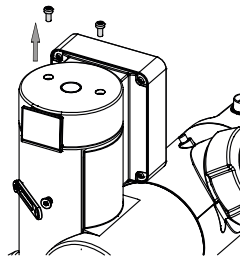


- ▶ 고정 장치를 제거합니다.

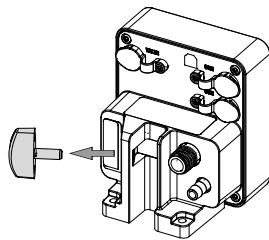

- ▶ Rotavapor® R-80 (회전증발농축기) 타워에 인터페이스를 배치합니다.

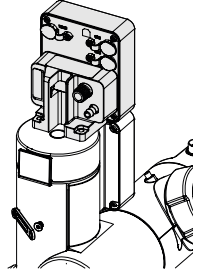


- ▶ 인터페이스와 함께 제공된 나사 세트의 긴 나사로 인터페이스를 장착합니다.

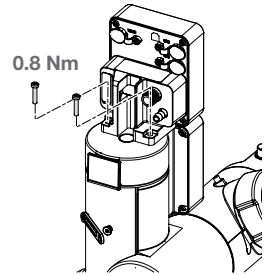

- ▶ 나사를 손으로 조입니다. (최대 0.8 Nm)

- ▶ 고정 장치를 다시 장착합니다.

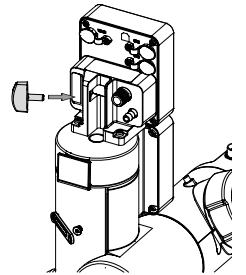

- ▶ 장비를 연결합니다. 제공된 구성품에 따른 해당 내용을 참조하십시오.

