

# Interface I-80/I-180 no Rotavapor® R-80

Obtenha mais insights e orientações por meio de nossos recursos de mídia:



[www.buchi.com/r-80/installation](http://www.buchi.com/r-80/installation)



## NOTA

Ler e seguir as instruções deste documento não substitui ler e seguir as instruções do manual de operação.

## Ferramentas

	Código	Imagem
Torx tamanho 20	nenhum	


## Instalação no Rotavapor®




## NOTA

A interface foi projetada para ser montada em um Rotavapor® R-80.


- ▶ Remova os dois parafusos da torre Rotavapor® R-80.

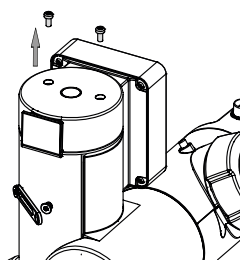


- ▶ Remova o acessório de montagem.

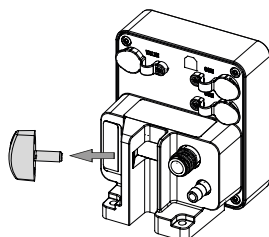


- ▶ Posicionar a interface na torre Rotavapor® R-80.

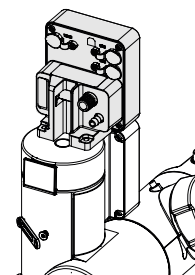

- ▶ Monte a interface com os parafusos compridos do conjunto de parafusos fornecido com a interface.
- ▶ Aperte os parafusos manualmente. (Máx. 0,8 Nm)

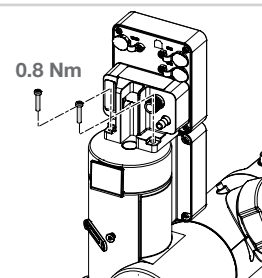

- ▶ Reinstale o acessório de montagem.

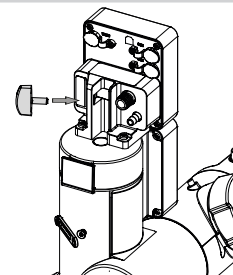

- ▶ Conecte o equipamento. Consulte o capítulo adicional de acordo com os componentes fornecidos.

