

คู่มือการติดตั้ง

Interface I-80 / I-180 (ชุดควบคุมการทำงานของระบบ) บน Rotavapor® R-80 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)

ค้นหาข้อมูลเชิงลึกและขอคำแนะนำเพิ่มเติมผ่านสื่อของเรา:



www.buchi.com/r-80/installation



หมายเหตุ

การอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานได้

เครื่องมือ

	หมายเลขการสั่งซื้อ	ภาพ
Torx ขนาด 20	ไม่มี	


การติดตั้งบน Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)




หมายเหตุ

ชุดควบคุมการทำงานของระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งไว้บน Rotavapor® R-80 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)


- ▶ ถอดสกรูสองตัวที่อยู่บนแท่นของ Rotavapor® R-80 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) และนำออกไป

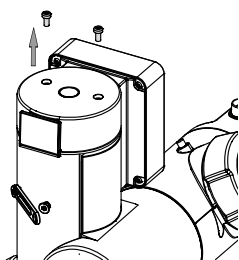


- ▶ ถอดตัวยึดอุปกรณ์

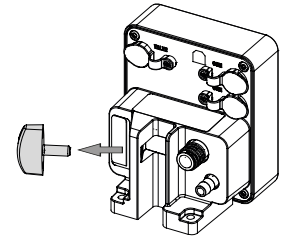


- ▶ จัดวางตำแหน่งของชุดควบคุมการทำงานของระบบบนแท่นของ Rotavapor® R-80 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)

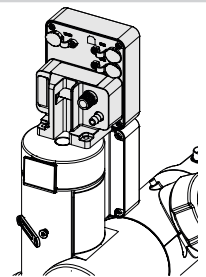

- ▶ ยึดชุดควบคุมการทำงานของระบบกับสกรูยาวจากชุดสกรูที่ส่งมาพร้อมกับชุดควบคุมการทำงานของระบบ
- ▶ ขันสกรูให้แน่นด้วยมือ (สูงสุด 0.8 Nm)

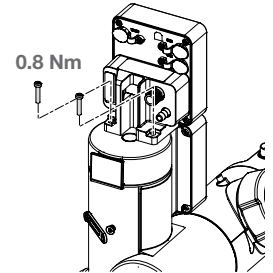

- ▶ ติดตั้งตัวยึดอุปกรณ์ซ้ำอีกครั้ง

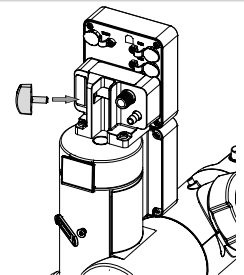

- ▶ เชื่อมต่อเครื่องมือ ดูบทเพิ่มเติมตามชิ้นส่วนที่ส่งมอบ



BÜCHI Labortechnik AG
Meierseggestrasse 40
Postfach
CH-9230 Flawil 1
E-Mail: quality@buchi.com

11594622A th
Interface I-80 / I-180 (ชุดควบคุมการทำงานของระบบ) บน
Rotavapor® R-80 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)
04.2567

