

Interface I-80/I-180 pada Rotavapor® R-80

Temukan informasi dan panduan selengkapnya melalui referensi media kami:



www.buchi.com/r-80/installation



CATATAN

Membaca dan mengikuti petunjuk dalam dokumen ini tidak menggantikan membaca dan mengikuti petunjuk dalam panduan pengoperasian.

Alat

	No. Pesanan	Gambar
Torx ukuran 20	tidak ada	


Memasang di Rotavapor®




CATATAN

Interface dirancang untuk dipasang pada Rotavapor® R-80.


- ▶ Lepaskan dan sisihkan dua sekrup pada menara Rotavapor® R-80.

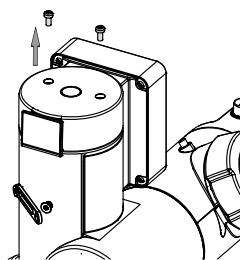


- ▶ Lepaskan fikstur pemasangan.

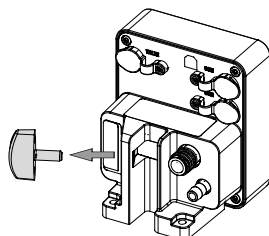


- ▶ Posisikan interface pada menara Rotavapor® R-80.

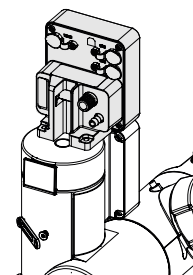

- ▶ Pasang interface dengan sekrup panjang dari set sekrup yang dikirim bersama interface.
- ▶ Kencangkan sekrup dengan tangan. (Maks. 0,8 Nm)

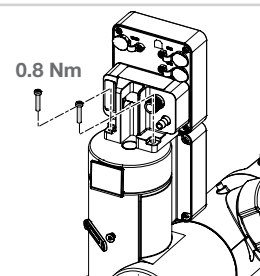

- ▶ Pasang kembali fikstur pemasangan.

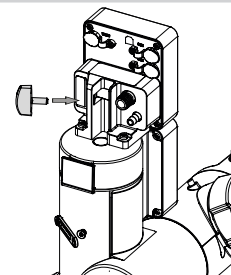

- ▶ Sambungkan instrumen. Baca bab tambahan sesuai komponen yang dikirimkan.

