

Arm des Rotationsantriebs R-80

Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie hier:



www.buchi.com/r-80/service



HINWEIS

Das Lesen und Befolgen der Anweisungen in diesem Dokument ersetzt nicht das Lesen und Befolgen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Dieser Vorgang muss von entsprechend qualifizierten, befugten und geschulten Technikern in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- ▶ Nur die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.
- ▶ Nur Originalzubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien von BÜCHI verwenden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und die Garantie zu erhalten.
- ▶ Zur Verlängerung der Gerätelebensdauer die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.

Arm des Rotationsantriebs R-80

	Bestellnr.	Abbildung
Arm des Rotationsantriebs R-80, komplett	11080630	

Werkzeuge

	Bestellnr.	Abbildung
Torx Grösse 10	keine	
Torx Grösse 20	keine	

Bestellnr.

Abbildung

Schlitzschraubendreher (Grösse 2) keine




Austauschen des Arms des Rotationsantriebs


Voraussetzung:

- Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.


- ▶ Alle Anschlüsse abziehen.
- ▶ Alle Zubehörteile entfernen.
- ▶ Alle Glaskomponenten entfernen.
- ▶ Das Heizbad entfernen.

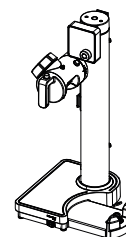


- ▶ Die Taste für die Höhenverstellung durch festes Ziehen aus dem Griff für die Höheneinstellung entfernen.

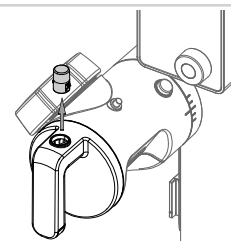


- ▶ Die Schraube entfernen.
- ▶ Den Abdeckungsstopfen des Griffs für die Höheneinstellung entfernen.

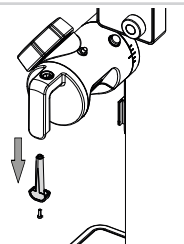


- ▶ Die Schraube entfernen.

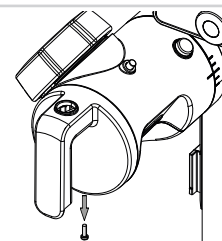


- ▶ Einen Schlitzschraubendreher oben auf den Griff für die Höheneinstellung einführen.
- ▶ Den Schlitzschraubendreher durch den entstehenden Spalt schieben, um den Clip zu lösen.

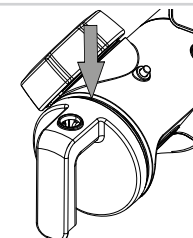


- ▶ Den Griff für die Höheneinstellung entfernen.

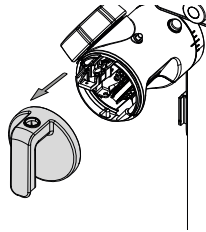


- ▶ Die Hebelhubverriegelung nach rechts drücken.

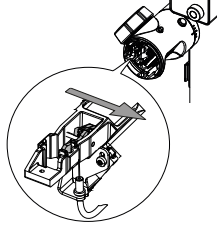


- ▶ Die Hebelhubverriegelung lösen, indem sie nach oben bewegt wird.

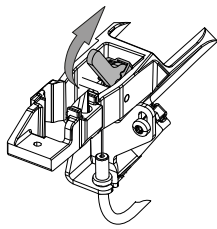


- ▶ Die Hebelhubverriegelung nach oben halten.

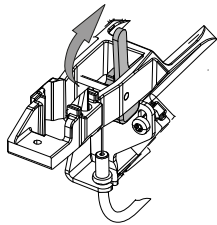


- ▶ Die Hebelhubverriegelung durch den Rahmen führen.

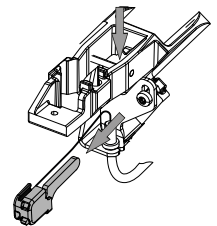


- ▶ Das Zugkabel von der Halterung lösen.

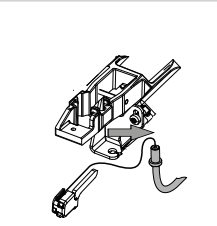


- ▶ Die Verschlusskappe entfernen.

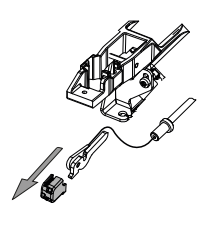


- ▶ Das Zugkabel entfernen.

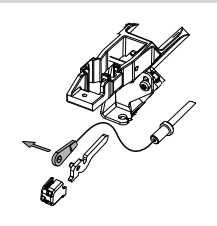


- ▶ Die Teile beiseitelegen.

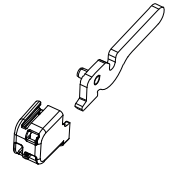


- ▶ Die Schraube, die Unterlegscheibe und die Dichtung entfernen.

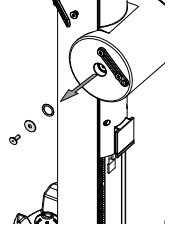


- ▶ Die Taste zur Winkeleinstellung drücken und den Arm des Rotationsantriebs lösen.

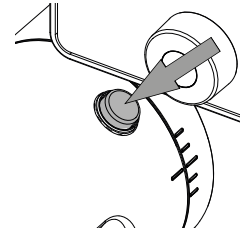


- ▶ Am Arm des Rotationsantriebs ziehen, bis das Flachbandkabel sichtbar ist.

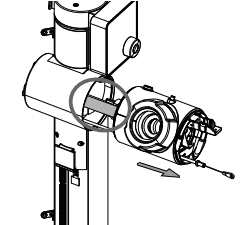

- ▶ Das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss entfernen.

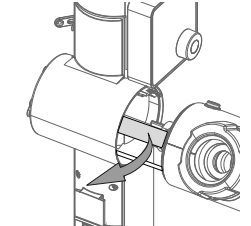


- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs entfernen.

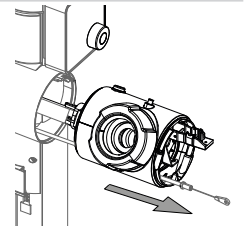


- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs entsorgen. Siehe die "Bedienungsanleitung für den Rotavapor® R-80".


- ▶ Das Zugkabel von hinten nach vorne durch die Kerbe des Arms des Rotationsantriebs führen.
ACHTUNG! Das Zugkabel muss aus der angegebenen Kerbe herauskommen.

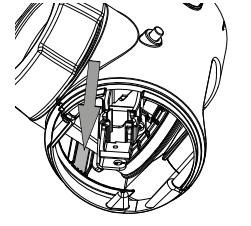


- ▶ Die Achse des Arms des Rotationsantriebs vorsichtig in Position bringen.

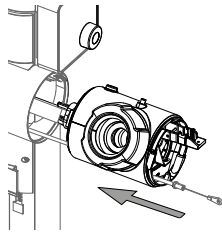


- ▶ Das Flachbandkabel in den Anschluss einführen.

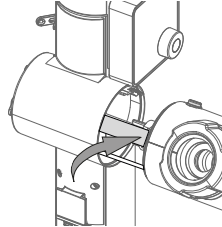


- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs anbringen.

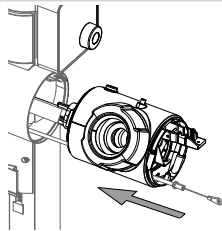


- ▶ Die Taste zur Winkeleinstellung drücken und den Arm des Rotationsantriebs befestigen.

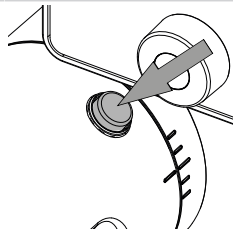


- ▶ Die Dichtung und die Unterlegscheibe einsetzen.
- ▶ Die Schraube einsetzen und festziehen.

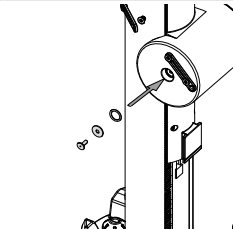


- ▶ Das Zugkabel an der Hebelhubverriegelung befestigen.

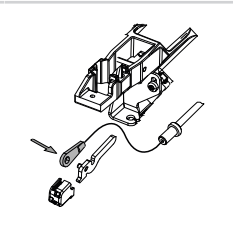


- ▶ Die Verschlusskappe einsetzen.

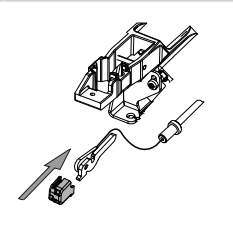


- ▶ Das Zugkabel an der Halterung befestigen.

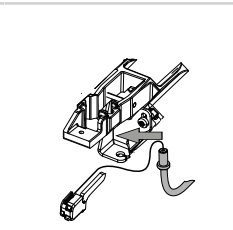


- ▶ Die Hebelhubverriegelung durch den Rahmen führen.

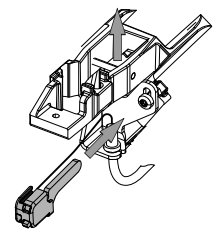


- ▶ Die Hebelhubverriegelung nach oben halten.
- ▶ Die Hebelhubverriegelung auf der rechten Seite einsetzen.

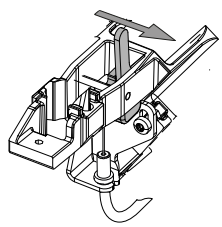


- ▶ Die Hebelhubverriegelung in ihrer Position anbringen.

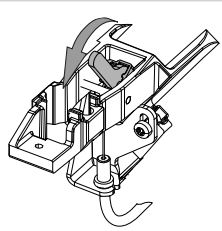


- ▶ Die Hebelhubverriegelung nach links drücken.
- ⇒ Die Hebelhubverriegelung ist befestigt.

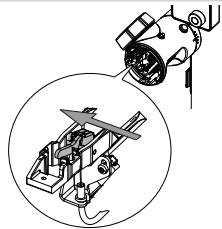


- ▶ Den Griff für die Höheneinstellung anbringen.

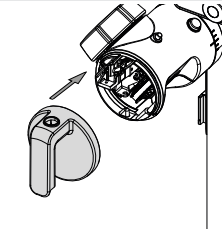


- ▶ Die Schraube einsetzen und festziehen.

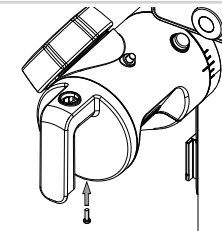

- ▶ Den Abdeckungsstopfen des Griffs für die Höheneinstellung einsetzen.
- ▶ Die Schraube einsetzen und festziehen.

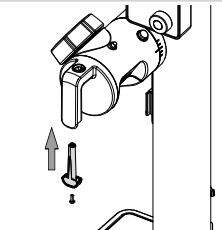

- ▶ Die Taste für die Höheneinstellung anbringen.

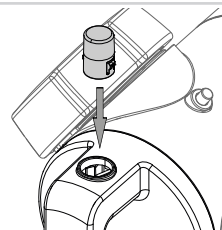

- ▶ Überprüfen, ob alle Gerätefunktionen ordnungsgemäss funktionieren.
 - ▶ Das Gerät vorbereiten. Siehe zusätzliches Kapitel je nach ausgelieferten Komponenten.
-