

Interface I-80 / I-180 sur le Rotavapor® R-80

Accédez à des informations et conseils supplémentaires grâce à nos ressources média :



www.buchi.com/r-80/installation



REMARQUE

La lecture et le respect des instructions contenues dans ce document ne vous dispensent pas de lire et d'observer les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Outils

| | Réf. article | Schéma |
|----------------|--------------|--------|
| Torx taille 20 | Aucune | |


Installation sur le Rotavapor®




REMARQUE

L'interface est conçue pour être montée sur un Rotavapor® R-80.


- ▶ Retirez et mettez au rebut les deux vis de la tour Rotavapor® R-80.

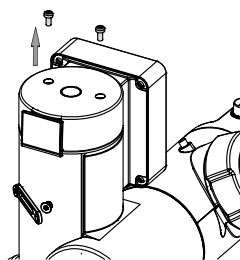


- ▶ Retirez le dispositif de montage.

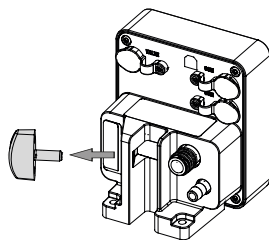


- ▶ Placez l'interface sur la tour Rotavapor® R-80.

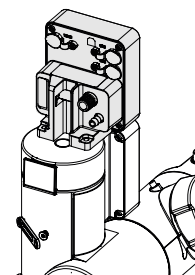

- ▶ Montez l'interface à l'aide des longues vis du jeu de vis fourni avec l'interface.
- ▶ Serrez les vis à la main. (Max. 0,8 Nm)

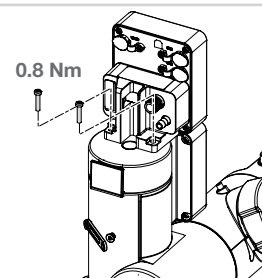

- ▶ Réinstallez le dispositif de montage.

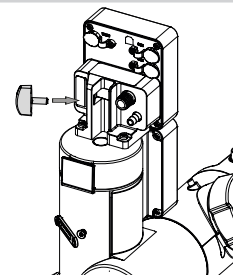

- ▶ Connectez l'instrument. Voir le chapitre supplémentaire en fonction des composants fournis.

