

# Interfaccia I-80 / I-180 su Rotavapor® R-80

Ulteriori informazioni e indicazioni sono disponibili nelle nostre risorse multimediali:



[www.buchi.com/r-80/installation](http://www.buchi.com/r-80/installation)



## NOTA

La lettura e il rispetto delle istruzioni contenute nel presente documento non sostituiscono la lettura e il rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

## Strumenti

	N. d'ordine	Grafica
Cacciavite Torx misura 20	Nessuno	


## Installazione su Rotavapor®




## NOTA

L'interfaccia è progettata per essere montata su un Rotavapor® R-80.


- ▶ Rimuovere e scartare le due viti sulla torre Rotavapor® R-80.

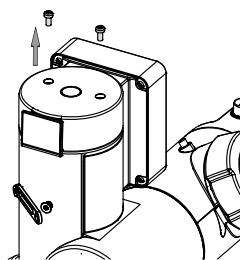


- ▶ Rimuovere il dispositivo di montaggio.

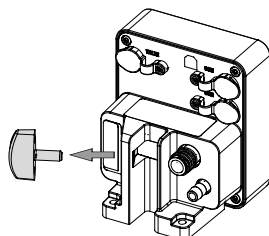


- ▶ Posizionare l'interfaccia sulla torre Rotavapor® R-80.

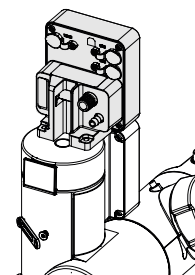

- ▶ Montare l'interfaccia con le viti lunghe del set di viti fornito con l'interfaccia.
- ▶ Serrare le viti manualmente (max 0,8 Nm).

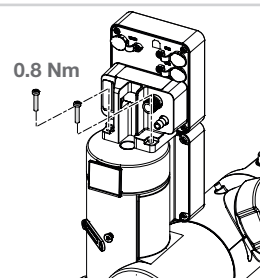

- ▶ Reinstallare il dispositivo di montaggio.

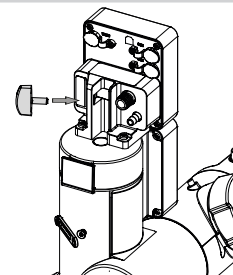

- ▶ Collegare lo strumento. Consultare il capitolo aggiuntivo sulla base dei componenti forniti.

