

# インターフェース R-80

当社のメディアリソースを通じて、より多くの分析情報とガイダンスを得ることができます。



[www.buchi.com/r-80/service](http://www.buchi.com/r-80/service)



## 備考

本書の指示内容を読んで従っても、取扱説明書の指示内容を読んで従うことに代わるものではありません。

- ▶ この作業は、有資格で、認定され、訓練を受けた技術者が、現地の該当する規制に従って実施する必要があります。
- ▶ このセクションに記載されているサービスのみを実施してください。
- ▶ 適正な動作と製品保証を維持するため、BUCHI の純正スペアパーツを使用してください。
- ▶ このセクションに記載されているサービスを実施すると、機器の寿命を延ばすことができます。

## インターフェース R-80

	注文番号	イラスト
インターフェース R-80、完成品	11080629	


## ツール

	注文番号	イラスト
トルクスサイズ 10	なし	


## インターフェース R-80 の交換

条件:


- ☑ 機器が主電源から切り離されている。
- ▶ すべての接続を取り外します。
- ▶ すべてのアクセサリを取り外します。
- ▶ すべてのガラス部品を取り外します。
- ▶ ヒーティングバスを取り外します。

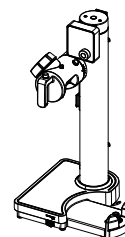


- ▶ 4本のネジを外します。

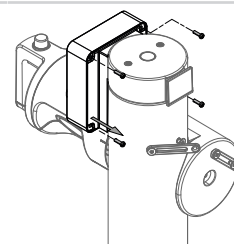

- ▶ インターフェースハウジングを慎重に開けます。

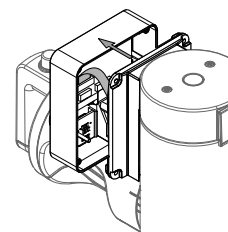


- ▶ リボンコネクタを指で開けます。  
**注意事項** リボンコネクタを開けるときに、ドライバーを使用しないでください。ピンやリボンケーブルが損傷する可能性があります。
- ▶ リボンケーブルをゆっくりと取り外します。

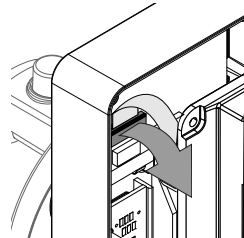


- ▶ 損傷したインターフェースを取り外します。
- ▶ シーリングはそのままにしておきます。
- ▶ インターフェースを廃棄します。「"ロータリーエバポレーター R-80 取扱説明書"」を参照してください。


- ▶ シーリングの位置を調整します。

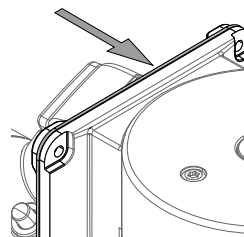


- ▶ 新しいインターフェースを用意します。
- ▶ リボンケーブルをリボンコネクタに慎重に挿入します。

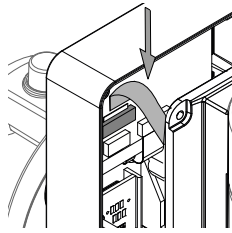

- ▶ リボンコネクタを指で閉じます。  
注意事項 リボンコネクタを閉じるときに、ドライバーを使用しないでください。ピンやリボンケーブルが損傷する可能性があります。

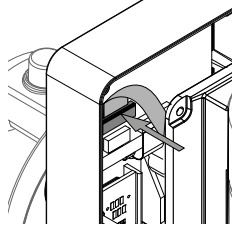

- ▶ インターフェースハウジングを配置します。
- ▶ シーリングの損傷を避けるため、シーリングが所定の位置に収まるようにインターフェースハウジングを軽く振ります。

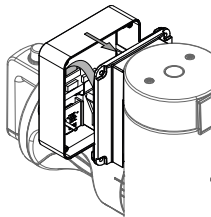

- ▶ 4本のネジを配置して締めます。

