

# 界面 R-80

通过我们的媒体资源获得更多见解和指导：



[www.buchi.com/r-80/service](http://www.buchi.com/r-80/service)



## 提示

虽然阅读并遵循本文档中的说明很有用，但仍有必要阅读并遵循操作手册中的说明。

- ▶ 此操作必须由有资质、经过授权和培训的技术人员执行，并遵循当地适用法规。
- ▶ 仅执行本部分所述的维修。
- ▶ 仅使用 BUCHI 正品备件，以确保仪器正常运行及防止保修失效。
- ▶ 执行本部分所述的维修，以延长仪器的使用寿命。

## 界面 R-80

	订购号	图示
界面 R-80, 整件	11080629	

## 工具


	订购号	图示
梅花螺丝刀 (10 号)	无	

## 更换界面 R-80


前提条件：

- 仪器与主电源断开连接。


- ▶ 拆下所有连接。
- ▶ 拆下所有附件。
- ▶ 拆下所有玻璃零件。
- ▶ 拆下水浴锅。

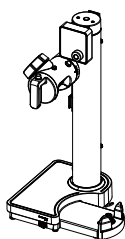


- ▶ 拆下四颗螺丝。

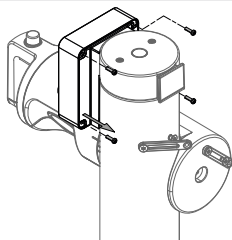


- ▶ 小心地拆开界面外壳。

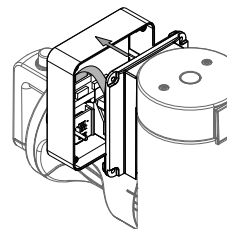


- ▶ 用手指拆开带状电缆接头。  
**注意！** 请勿使用螺丝刀拆开带状电缆接头，否则可能损坏针脚和带状电缆。
- ▶ 轻轻拔下带状电缆。

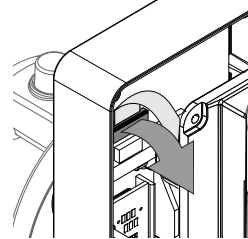


- ▶ 拆下损坏的界面。
- ▶ 保留密封件。
- ▶ 弃置界面。请参阅“旋转蒸发器 R-80 操作手册”。
- ▶ 重新定位密封件。

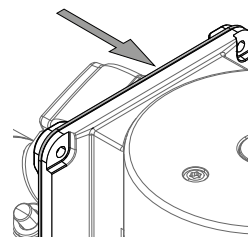


- ▶ 取来新界面。
- ▶ 小心地将带状电缆插入带状电缆接头。

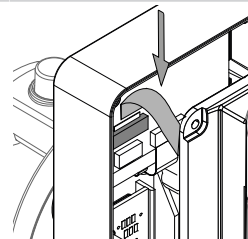

- ▶ 用手指闭合带状电缆接头。  
**注意！** 请勿使用螺丝刀闭合带状电缆接头，否则可能损坏针脚和带状电缆。

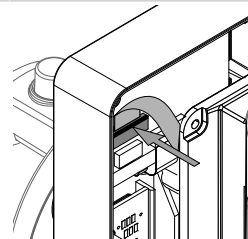

- ▶ 装回界面外壳。
- ▶ 轻轻摇晃界面外壳，使密封件保持在原位，避免密封件损坏。

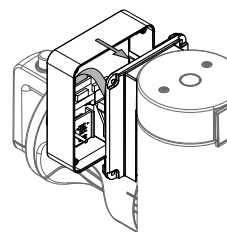

► 定位并拧紧四颗螺丝。

