

# Interface R-80

Obtenha mais insights e orientações por meio de nossos recursos de mídia:



[www.buchi.com/r-80/service](http://www.buchi.com/r-80/service)



## NOTA

Ler e seguir as instruções deste documento não substitui ler e seguir as instruções do manual de operação.

- ▶ Esta operação deve ser realizada por técnicos qualificados, autorizados e treinados, de acordo com as normas locais aplicáveis.
- ▶ Realize o serviço descrito nesta seção.
- ▶ Use apenas peças de reposição originais da BUCHI para garantir o funcionamento correto e preservar a garantia.
- ▶ Execute o serviço descrito nesta seção para prolongar a vida útil do instrumento.

## Interface R-80

	Código	Imagem
Interface R-80, completa	11080629	


## Ferramentas

	Código	Imagem
Torx tamanho 10	nenhum	


## Substituir a Interface R-80

Pré-requisito:


- O equipamento deve estar desconectado da rede elétrica.
- ▶ Remova todas as conexões.
- ▶ Remova todos os acessórios.
- ▶ Remova todas as vidrarias.
- ▶ Remova o banho de aquecimento.

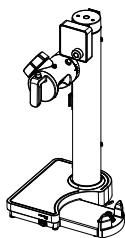

- ▶ Remova os quatro parafusos.

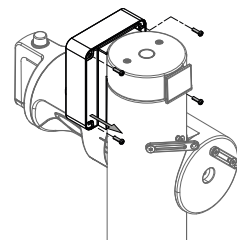


- ▶ Abra cuidadosamente a tampa traseira da interface.

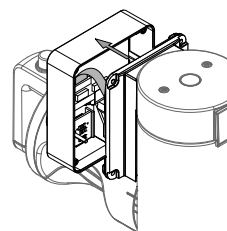

- ▶ Abra o conector do cabo flat com o dedo.


**AVISO! Não use chave de fenda para abrir os conectores do cabo flat. Isso pode danificar os pinos e o cabo flat.**

- ▶ Remova cuidadosamente o cabo flat.

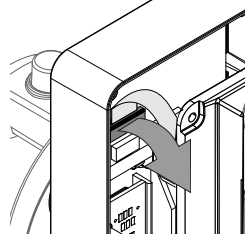


- ▶ Remova a interface danificada.
- ▶ Mantenha a vedação.
- ▶ Descarte a interface. Consulte o "Manual de operação do Rotavapor® R-80".

- ▶ Reposicione a vedação.

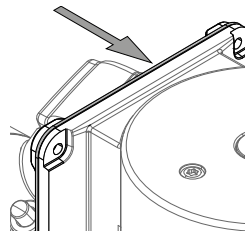


- ▶ Pegue a nova interface.
- ▶ Guie cuidadosamente o cabo flat ao conector.

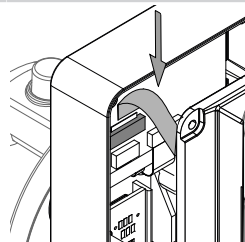


- ▶ Feche o conector do cabo flat com o dedo.

**AVISO! Não use chave de fenda para fechar os conectores do cabo flat. Isso pode danificar os pinos e o cabo flat.**

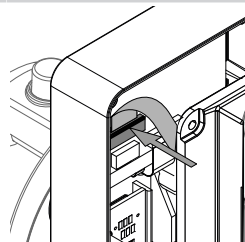

- ▶ Posicione a tampa traseira da interface.
- ▶ Movimente suavemente a tampa traseira da interface para que a vedação permaneça na posição e para evitar danos à vedação.

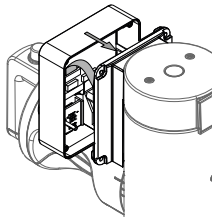

- ▶ Posicione e aperte os quatro parafusos.

