

旋转蒸发器 R-80 上的界面 I-80/I-180

通过我们的媒体资源获得更多见解和指导：




www.buchi.com/r-80/installation



提示

虽然阅读并遵循本文档中的说明很有用，但仍有必要阅读并遵循操作手册中的说明。

工具

	订购号	图示
梅花螺丝刀（20 号）	无	


在旋转蒸发器上安装




提示

界面设计为安装在旋转蒸发器 R-80 上。


- ▶ 卸下并丢弃旋转蒸发器 R-80 塔架上的两颗螺钉。

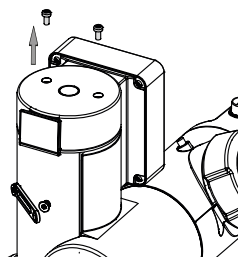


- ▶ 拆下安装固定装置。

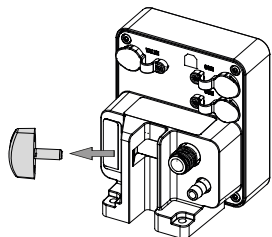


- ▶ 将界面放在旋转蒸发器 R-80 塔架上。

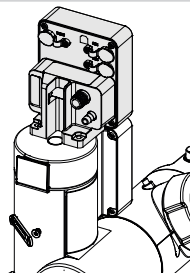

- ▶ 使用界面随附的螺钉套件中的长螺钉安装界面。
- ▶ 用手拧紧螺钉。（最大 0.8 Nm）

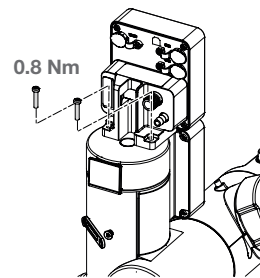

- ▶ 重新安装安装固定装置。

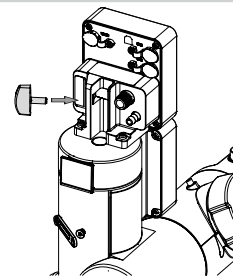

- ▶ 连接仪器。请根据交付的组件参阅附加章节。

