

Kontrolleinheit R-80

Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie hier:



www.buchi.com/r-80/service




HINWEIS


Das Lesen und Befolgen der Anweisungen in diesem Dokument ersetzt nicht das Lesen und Befolgen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Dieser Vorgang muss von entsprechend qualifizierten, befugten und geschulten Technikern in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- ▶ Nur die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.
- ▶ Nur Originalzubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien von BÜCHI verwenden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und die Garantie zu erhalten.
- ▶ Zur Verlängerung der Gerätelebensdauer die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.

Kontrolleinheit R-80

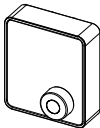	Bestellnr.	Abbildung
Kontrolleinheit R-80, komplett	11080629	


Werkzeuge

	Bestellnr.	Abbildung
Torx Grösse 10	keine	


Austauschen der Kontrolleinheit R-80

Voraussetzung:

- ☑ Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.
- ▶ Alle Anschlüsse abziehen.
- ▶ Alle Zubehörteile entfernen.
- ▶ Alle Glaskomponenten entfernen.
- ▶ Das Heizbad entfernen.
- ▶ Die vier Schrauben entfernen.

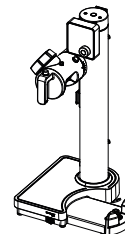


- ▶ Das Gehäuse der Kontrolleinheit vorsichtig öffnen.

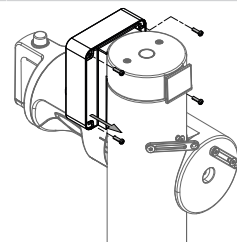


- ▶ Den Flachbandanschluss mit den Fingern lösen.

ACHTUNG! Keinen Schraubendreher zum Öffnen des Flachbandanschlusses verwenden. Dadurch können die Stifte und das Flachbandkabel beschädigt werden.

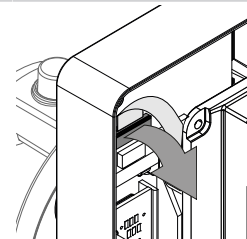


- ▶ Das Flachbandkabel vorsichtig entfernen.


- ▶ Die beschädigte Kontrolleinheit entfernen.
- ▶ Die Dichtung behalten.
- ▶ Die Kontrolleinheit entsorgen. Siehe die "Bedienungsanleitung für den Rotavapor® R-80".
- ▶ Die Dichtung wieder anbringen.

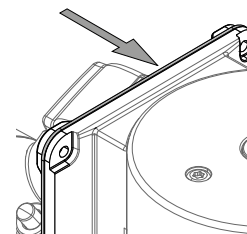


- ▶ Die neue Kontrolleinheit zur Hand nehmen.
- ▶ Das Flachbandkabel vorsichtig in den Flachbandanschluss einführen.

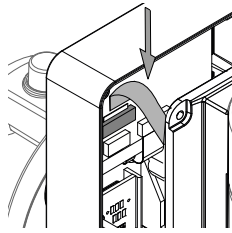

- ▶ Den Flachbandanschluss mit den Fingern schliessen.
ACHTUNG! Keinen Schraubendreher zum Schliessen des Flachbandanschlusses verwenden. Dadurch können die Stifte und das Flachbandkabel beschädigt werden.

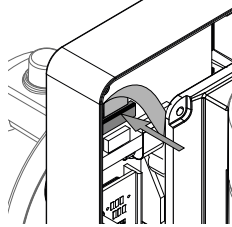

- ▶ Das Gehäuse der Kontrolleinheit anbringen.
- ▶ Das Gehäuse der Kontrolleinheit leicht bewegen, damit die Dichtung in Position bleibt und eine Beschädigung der Dichtung vermieden wird.

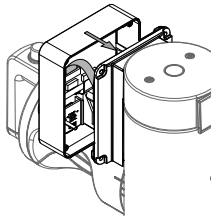

- ▶ Die vier Schrauben einsetzen und festziehen.

