

Basis R-80

Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie hier:



www.buchi.com/r-80/service



HINWEIS

Das Lesen und Befolgen der Anweisungen in diesem Dokument ersetzt nicht das Lesen und Befolgen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Dieser Vorgang muss von entsprechend qualifizierten, befugten und geschulten Technikern in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- ▶ Nur die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.
- ▶ Nur Originalzubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien von BÜCHI verwenden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und die Garantie zu erhalten.
- ▶ Zur Verlängerung der Gerätelebensdauer die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.

Basis R-80

	Bestellnr.	Abbildung
Basis R-80 100 – 120 V, komplett	11080626	
Basis R-80 220 – 240 V, komplett	11080627	

Werkzeuge

	Bestellnr.	Abbildung
Torx Grösse 10	keine	

Bestellnr.

Abbildung

Torx Grösse 20

keine



Austauschen der Basis R-80



VORSICHT

Elektrische Spannung an leitenden Teilen

Gefahr eines elektrischen Schlages

- ▶ Beim Umgang mit elektrischen Geräten die allgemeinen Sicherheitsvorschriften beachten.
- ▶ Arbeiten an elektrischen Geräten müssen von entsprechend befugtem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- ▶ Vor dem Öffnen des Geräts den Netzstecker ziehen.
- ▶ Keine spannungsführenden Teile berühren.



VORSICHT


ESD-Schutzbereich

Beschädigung empfindlicher Komponenten


- ▶ Schutzverfahren im Hinblick auf elektrostatische Entladung anwenden.
- ▶ Vor dem Berühren von Materialien im Inneren ist eine ordnungsgemässe Erdung des Anwenders sicherzustellen.

Voraussetzung:


- Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.
- ▶ Alle Anschlüsse abziehen.
- ▶ Alle Zubehörteile entfernen.
- ▶ Alle Glaskomponenten entfernen.
- ▶ Das Heizbad entfernen.
- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs nach ganz oben in die Ausgangsposition drehen.

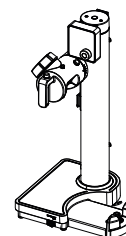


- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung halten, wie in der Abbildung gezeigt.
- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung durch die Kerbe in der Zahnstange hindurch entfernen.

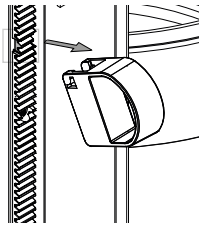


- ▶ Die untere Kabel- und Schlauchführung entfernen.

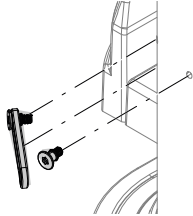


- ▶ Das Gerät horizontal auf einen Tisch legen.
 - ▶ Die Schrauben an der Pfeilmarkierung entfernen.
- ACHTUNG! Die Gewichte der Grundplatte im Rotavapor® könnten herausfallen. Die Grundplattenabdeckung an Ort und Stelle halten.**

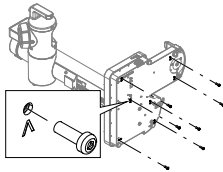


- ▶ Den Gerätesockel herausziehen.
- ▶ Die Schraube entfernen.

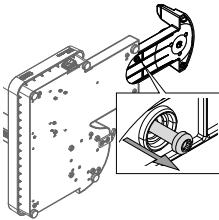


- ▶ Die Schraube einsetzen und festziehen, damit sich der Gerätesockel nicht mehr bewegt.

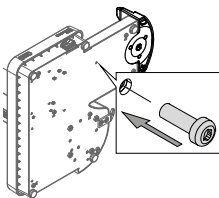


- ▶ Die Grundplatte festhalten und das Gerät wieder in die aufrechte Position bringen.
- ▶ Die Gummidichtung ganz nach oben schieben.

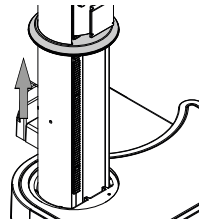


- ▶ Die Grundplattenabdeckung vollständig anheben.

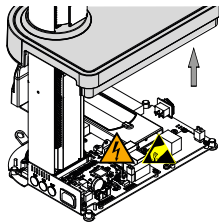


- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung halten, wie in der Abbildung gezeigt.
- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung durch die Kerbe in der Zahnstange hindurch installieren.

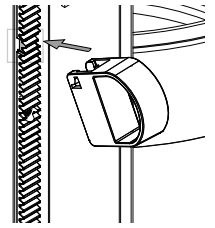


- ▶ Die Grundplattenabdeckung mit dem Anschlag der Höheneinstellung fixieren.

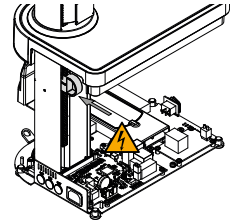


- ▶ Die beiden Gewichte auf der Grundplatte entfernen und beiseitelegen.

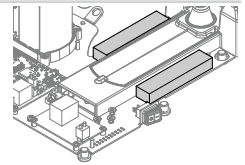


- ▶ Die beiden Flachbandkabel entfernen.

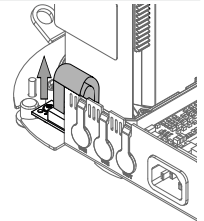

- ▶ Die vier Schrauben des Turms entfernen.

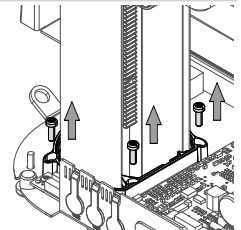


- ▶ Den Turm entfernen.

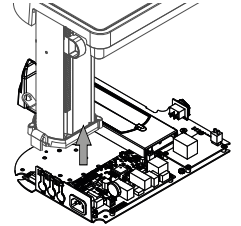


- ▶ Die beschädigte Grundplatte entfernen.
- ▶ Die Grundplatte entsorgen. Siehe die "Bedienungsanleitung für den Rotavapor® R-80".


- ▶ Den Turm auf der neuen Grundplatte positionieren.

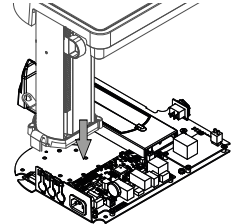


- ▶ Die vier Schrauben des Turms einsetzen und festziehen.

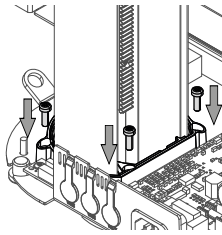


- ▶ Die beiden Flachbandkabel anbringen.

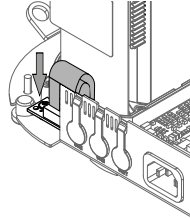


- ▶ Die beiden Gewichte wieder auf der Grundplatte positionieren.

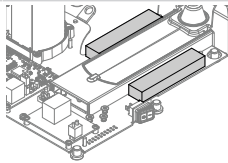


- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung halten, wie in der Abbildung gezeigt.
- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung durch die Kerbe in der Zahnstange hindurch entfernen.

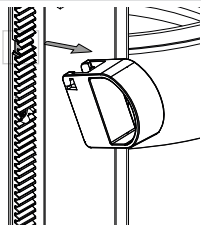

- ▶ Die Grundplattenabdeckung wieder auf die Grundplatte schieben.

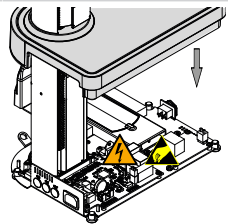


- ▶ Die Gummidichtung in Position schieben.

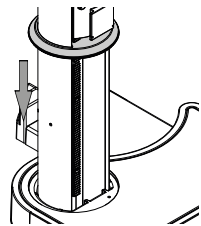


- ▶ Die Grundplatte festhalten und das Gerät horizontal auf einen Tisch legen.


- ▶ Die Schrauben einsetzen und festziehen.

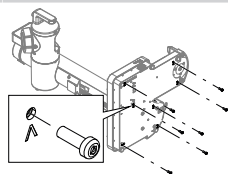


- ▶ Die Schraube am Gerätesockel entfernen.

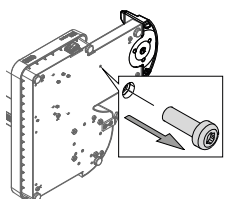


- ▶ Die Schraube am Gerätesockel einsetzen und festziehen.
- ▶ Den Gerätesockel wieder hineinschieben.

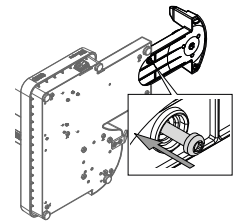

- ▶ Das Gerät wieder in die aufrechte Position bringen.
- ▶ Die Kabel- und Schlauchführung befestigen.

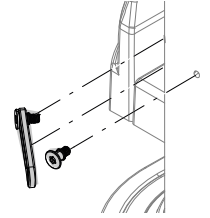

- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung halten, wie in der Abbildung gezeigt.
- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung durch die Kerbe in der Zahnstange hindurch installieren.

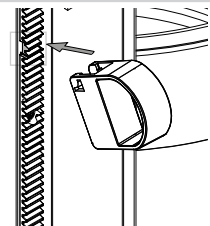

- ▶ Überprüfen, ob alle Gerätefunktionen ordnungsgemäss funktionieren.
- ▶ Das Gerät vorbereiten. Siehe zusätzliches Kapitel je nach ausgelieferten Komponenten.