

ベース R-80

当社のメディアリソースを通じて、より多くの分析情報とガイダンスを得ることができます。



www.buchi.com/r-80/service



備考

本書の指示内容を読んで従っても、取扱説明書の指示内容を読んで従うことに代わるものではありません。

- ▶ この作業は、有資格で、認定され、訓練を受けた技術者が、現地の該当する規制に従って実施する必要があります。
- ▶ このセクションに記載されているサービスのみを実施してください。
- ▶ 適正な動作と製品保証を維持するため、BUCHI の純正スペアパーツを使用してください。
- ▶ このセクションに記載されているサービスを実施すると、機器の寿命を延ばすことができます。

ベース R-80

	注文番号	イラスト
ベース R-80 100 ~ 120 V、完成品	11080626	
ベース R-80 220 ~ 240 V、完成品	11080627	

ツール

	注文番号	イラスト
トルクスサイズ 10	なし	

注文番号

イラスト

トルクスサイズ 20

なし



ベース R-80 の交換



⚠ 注意

導電部の電圧

感電の危険性

- ▶ 電気機器を取り扱う際は、一般的な安全規則を遵守してください。
- ▶ 電気機器の作業は、認可を受けた有資格者が行ってください。
- ▶ 機器を開ける前に、電源プラグを抜いてください。
- ▶ 帯電部には触れないでください。



⚠ 注意

ESD 保護エリア

高感度コンポーネントの損傷


- ▶ 静電放電防止手順に従ってください。
- ▶ 内部材料に触れる前に、適切に接地されていることを確認してください。




条件:

☑ 機器が主電源から切り離されている。


- ▶ すべての接続を取り外します。
- ▶ すべてのアクセサリを取り外します。
- ▶ すべてのガラス部品を取り外します。
- ▶ ヒーティングバスを取り外します。
- ▶ ロータリッドライブアームをベース位置に移動します。(一番上まで)。

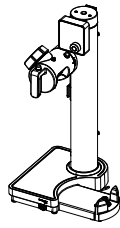


- ▶ 高さ調整ストッパーを図のように保持します。
- ▶ 歯付きラックのノッチから高さ調整ストッパーを取り外します。

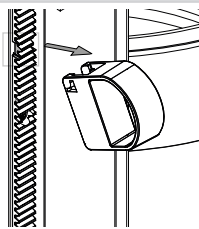


- ▶ 下部のケーブルとチューブ固定具を取り外します。

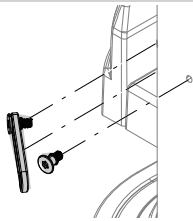


- ▶ 機器をテーブルの上に横にして置きます。
- ▶ 矢印の付いたネジを外します。
注意事項 ロータリーエバポレーターの内側にあるベースプレートウェイトが脱落する可能性があります。ベースプレートカバーを所定の位置に保持します。

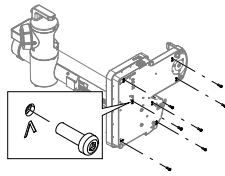


- ▶ バスベースを引き出します。
- ▶ ネジを外します。

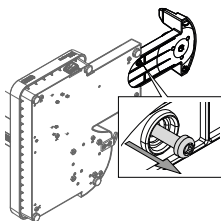


- ▶ ネジを配置して締め付け、バスベースが動かないように固定します。

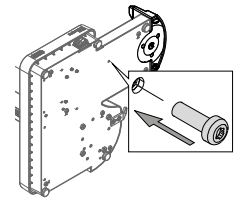


- ▶ ベースプレートを持ち、機器を直立位置に戻します。
- ▶ ゴム製ガスケットを一番上まで移動します。

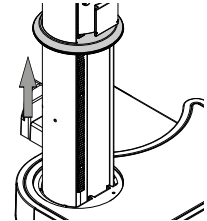


- ▶ ベースカバーを一番上まで持ち上げます。

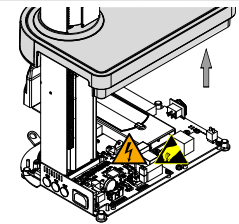


- ▶ 高さ調整ストッパーを図のように保持します。
- ▶ 高さ調整ストッパーを歯付きラックのノッチに合わせて取り付けます。

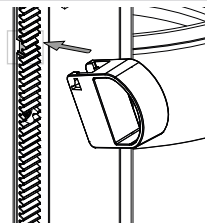


- ▶ ベースカバーを高さ調整ストッパーで固定します。

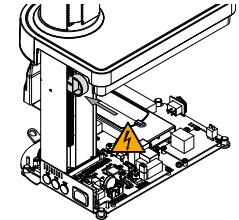


- ▶ ベースプレート上の2つのウェイトを取り外して脇に置きます。

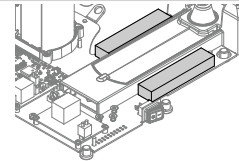


- ▶ 2本のリボンケーブルを取り外します。

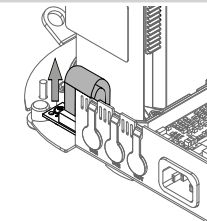

- ▶ タワーから4本のネジを外します。

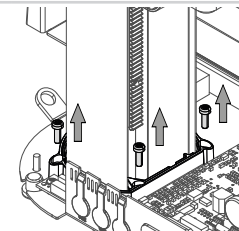


- ▶ タワーを取り外します。

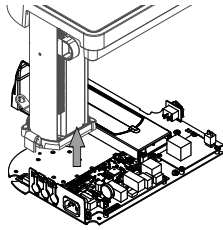


- ▶ 損傷したベースプレートを取り外します。
- ▶ ベースプレートを廃棄します。"ロータリーエバポレーター R-80 取扱説明書"を参照してください。


- ▶ 新しいベースプレートの上にタワーを配置します。

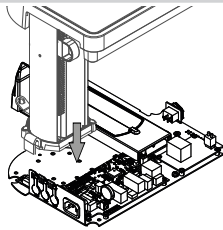


- ▶ タワーに4本のネジを配置して締めます。

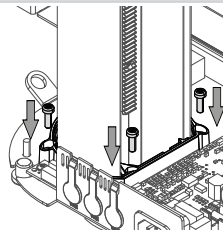


- ▶ 2本のリボンケーブルを取り付けます。

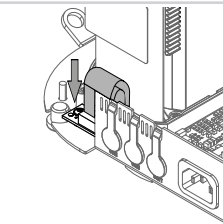


- ▶ ベースプレート上に2つのウェイトを再配置します。

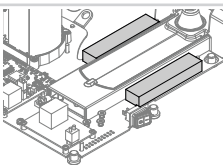


- ▶ 高さ調整ストッパーを図のように保持します。
- ▶ 歯付きラックのノッチから高さ調整ストッパーを取り外します。

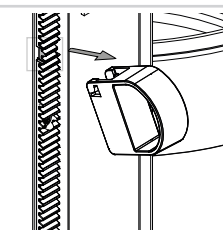


- ▶ ベースカバーをベースプレート上に戻します。

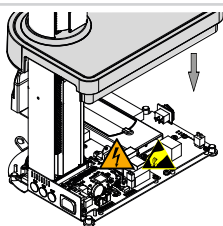

- ▶ ゴム製ガスケットを所定の位置に移動します。

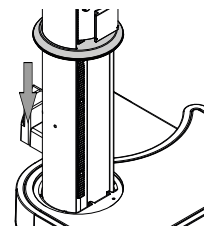


- ▶ ベースプレートを持ち、機器をテーブルの上に横にして置きます。

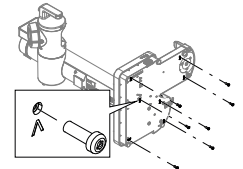


- ▶ ネジを配置して締めます。

- ▶ バスベースのネジを外します。

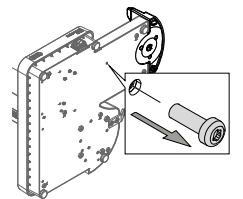


- ▶ バスベースのネジを配置して締めます。

- ▶ 装置ベースを元の位置に押し込みます。

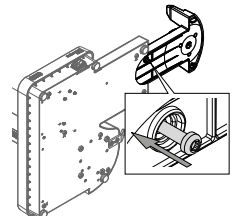


- ▶ 機器を直立位置に戻します。

- ▶ ケーブルとチューブ固定具を取り付けます。

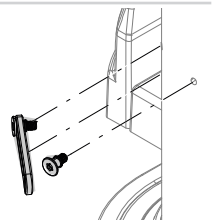

- ▶ 高さ調整ストッパーを図のように保持します。

- ▶ 高さ調整ストッパーを歯付きラックのノッチに合わせて取り付けます。

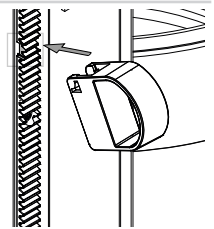

- ▶ 機器のすべての機能が正しく動作していることを確認してください。

- ▶ 機器を準備します。提供されたコンポーネントに応じて、別の章を参照してください。