

คู่มือการเปลี่ยนอะไหล่

ฐานของ R-80

ค้นดูข้อมูลเชิงลึกและขอคำแนะนำเพิ่มเติมผ่านสื่อของเรา:



www.buchi.com/r-80/service



หมายเหตุ

การอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานได้

- ▶ การใช้งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้รับอนุญาต และผ่านการฝึกอบรมในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น
- ▶ ดำเนินการบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เท่านั้น
- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่แท้จาก BUCHI เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการถูกต้องและเป็นการรักษาการรับประกันเอาไว้
- ▶ ดำเนินการบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เพื่อยืด

ฐานของ R-80

	หมายเลขการ สั่งซื้อ	ภาพ
ฐานของ R-80 100 - 120 V, ครบชุด	11080626	
ฐานของ R-80 220 - 240 V, ครบชุด	11080627	

เครื่องมือ

	หมายเลขการ สั่งซื้อ	ภาพ
Torx ขนาด 10	ไม่มี	

หมายเลขการ
สั่งซื้อ

Torx ขนาด 20

ไม่มี



เปลี่ยนฐานของ R-80



ระวัง

แรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นส่วนที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

เสียงไฟฟ้าช็อต

- ▶ ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทั่วไปเมื่อจัดการกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ▶ บุคลากรที่ทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้รับการอนุญาตและมีคุณสมบัติเหมาะสม
- ▶ ถอดปลั๊กไฟออกก่อนที่จะเปิดอุปกรณ์
- ▶ ห้ามแตะต้องชิ้นส่วนใด ๆ ที่มีไฟ



ระวัง


พื้นที่ที่มีการป้องกัน ESD

ความเสียหายต่อส่วนประกอบที่มีความละเอียดอ่อน

- ▶ ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมก่อนแตะต้องวัสดุใด ๆ ที่อยู่ภายใน

ข้อควรระวัง:

- เครื่องมือถูกตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก
- ▶ ถอดข้อต่อออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดอุปกรณ์เสริมออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดชิ้นส่วนที่เป็นแก๊วออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดอ่างให้ความร้อนออก
- ▶ เลื่อนแขนมอเตอร์หมุนให้อยู่ในตำแหน่งพื้นฐาน (ขึ้นข้างบนจนสุด)

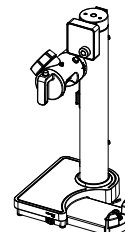


BUCHI Labortechnik AG
Meierseggestrasse 40
Postfach
CH-9230 Flawil 1
E-Mail: quality@buchi.com


11594662A th
ฐานของ R-80
04.2567




- ▶ จับตัวกั้นปรับความสูงตามที่แสดงในภาพกราฟิก
- ▶ ถอดตัวกั้นปรับความสูงออกตามรอยบากในสะพานซี

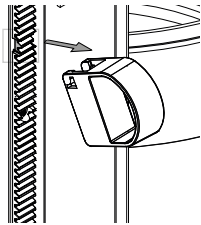


- ▶ ถอดสายด้านล่างและตัวเก็บสายออก

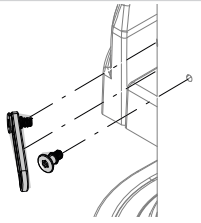


- ▶ วางอุปกรณ์ลงบนโต๊ะในแนวนอน
- ▶ ถอดสกรูที่มีเครื่องหมายลูกศรออก **ข้อสังเกต!** แผ่นรองฐานที่ถ่วงน้ำหนักอยู่ข้างใน Rotavapor® (เครื่องระเหยสารแบบหมุน) อาจร่วงหลุดออกมาได้ ให้ยึดฝาครอบของแผ่นรองฐานให้เข้าที่

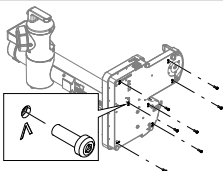


- ▶ ดึงฐานของอุปกรณ์ออก
- ▶ ถอดสกรูออก

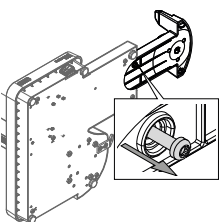


- ▶ จัดตำแหน่งสกรูแล้วขันให้แน่นเพื่อตรึงไม่ให้ฐานของอุปกรณ์ขยับไปมา

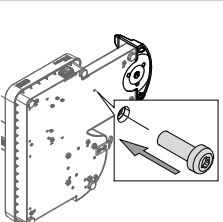


- ▶ จับแผ่นรองฐาน แล้วพลิกอุปกรณ์กลับขึ้นมาในแนวตั้ง
- ▶ เลื่อนซิลยางขึ้นจนสุด

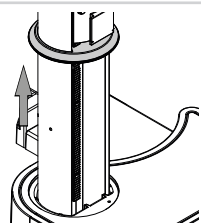


- ▶ ยกฝาครอบฐานขึ้นจนสุด

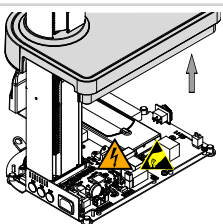


- ▶ จับตัวกั้นปรับความสูงตามที่แสดงในภาพกราฟิก
- ▶ ติดตัวกั้นปรับความสูงตามรอยบากในสะพานซี

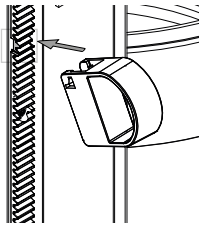


- ▶ ยึดฝาครอบฐานให้เข้าที่ด้วยตัวกั้นปรับความสูง

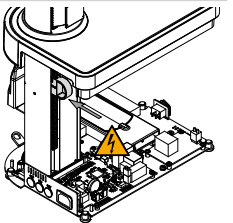

- ▶ ถอดตัวถ่วงน้ำหนัก 2 ชั้นบนแผ่นรองฐานออก แล้วเก็บออกไป

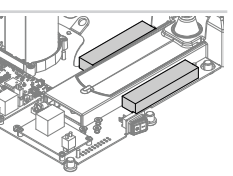


- ▶ ถอดสายแพ 2 สายออก

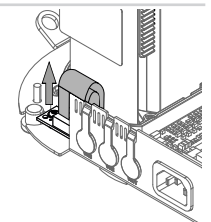


- ▶ ถอดสกรูยึดเสา 4 ตัวออก




- ▶ ถอดเสาออก

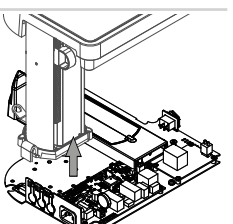


- ▶ ถอดแผ่นรองฐานที่ชำรุดออก
- ▶ กำจัดแผ่นรองฐานทิ้ง ดู "คู่มือการใช้งาน Rotavapor® R-80 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)"

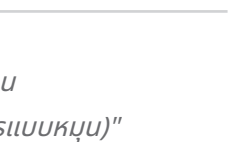


- ▶ จัดตำแหน่งของเสาบนแผ่นรองฐานใหม่

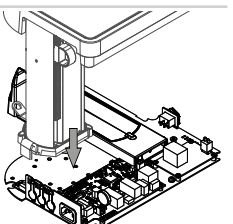


- ▶ จัดตำแหน่งสกรูยึดเสา 4 ตัว แล้วขันให้แน่น

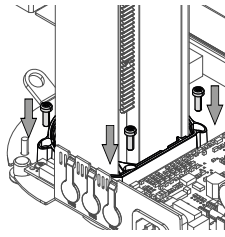


- ▶ ตัดสายแพ 2 สาย

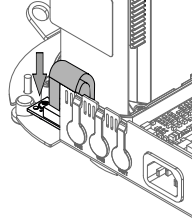


- ▶ จัดตำแหน่งตัวกรองน้ำหมัก 2 ชั้นบนแผ่นรองฐานใหม่

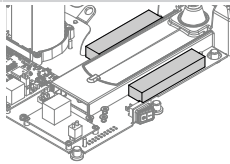


- ▶ จับตัวกั้นปรับความสูงตามที่แสดงในภาพกราฟิก
- ▶ ถอดตัวกั้นปรับความสูงออกตามรอยบากในสะพานซี

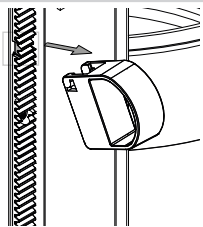


- ▶ เลื่อนฝาครอบฐานกลับเข้ามาบนแผ่นรองฐาน

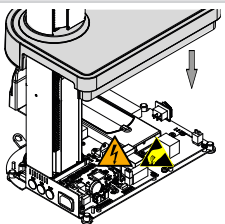


- ▶ เลื่อนซิลยางให้เข้าที่

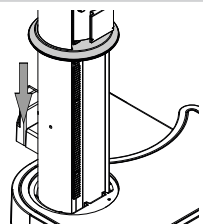


- ▶ จับแผ่นรองฐาน แล้ววางอุปกรณ์ลงบนโต๊ะในแนวนอน
- ▶ จัดตำแหน่งสกรู แล้วขันให้แน่น

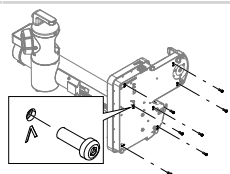


- ▶ ถอดสกรูบนฐานของอุปกรณ์ออก

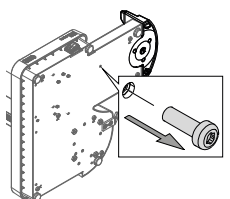


- ▶ จัดตำแหน่งสกรูยึดฐานของอุปกรณ์ แล้วขันให้แน่น
- ▶ ดันฐานของอุปกรณ์กลับเข้าไป

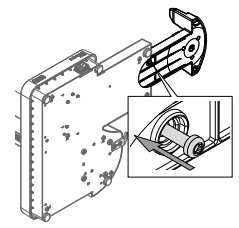

- ▶ พลิกอุปกรณ์กลับขึ้นมาในแนวตั้ง
- ▶ ตัดสายและตัวเก็บสาย

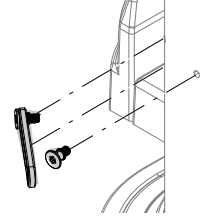

- ▶ จับตัวกั้นปรับความสูงตามที่แสดงในภาพกราฟิก
- ▶ ตัดตัวกั้นปรับความสูงตามรอยบากในสะพานซี

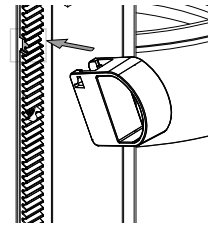

- ▶ ตรวจสอบดูว่าฟังก์ชันทุกอย่างของอุปกรณ์ยังทำงานได้ตามปกติ
- ▶ เตรียมอุปกรณ์ ดูบทเพิ่มเติมตามส่วนประกอบที่ส่งมาให้