

Interface R-80

Accédez à des informations et conseils supplémentaires grâce à nos ressources média :



www.buchi.com/r-80/service



REMARQUE

La lecture et le respect des instructions contenues dans ce document ne vous dispensent pas de lire et d'observer les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

- ▶ Cette procédure réservée aux techniciens qualifiés, autorisés et formés doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur.
- ▶ N'effectuez que l'opération d'entretien décrite dans cette section.
- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange BUCHI d'origine afin d'assurer un fonctionnement correct et de préserver la garantie.
- ▶ Effectuez l'opération d'entretien décrite dans cette section pour prolonger la durée de vie de l'instrument.

Interface R-80

	Réf. article	Schéma
Interface R-80, complète	11080629	

Outils


	Réf. article	Schéma
Torx taille 10	Aucune	

Remplacement de l'interface R-80


Condition requise :

- L'instrument est déconnecté de l'alimentation principale.


- ▶ Débranchez toutes les connexions.
- ▶ Retirez tous les accessoires.
- ▶ Déposez toutes les pièces en verre.
- ▶ Retirez le bain thermostaté.

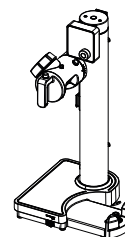

- ▶ Retirez les quatre vis.

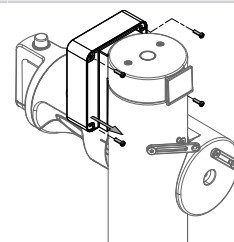


- ▶ Ouvrez le boîtier d'interface avec précaution.

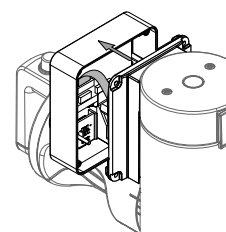

- ▶ Ouvrez le connecteur ruban avec le doigt.


AVIS ! N'utilisez pas de tournevis pour ouvrir le connecteur ruban. Vous pourriez endommager les broches et le câble plat.

- ▶ Retirez délicatement le câble plat.

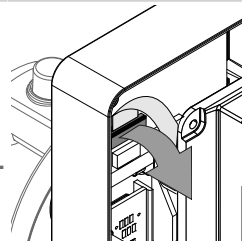


- ▶ Retirez l'interface endommagée.
- ▶ Conservez le joint.
- ▶ Mettez l'interface au rebut. Reportez-vous au "manuel d'utilisation du Rotavapor® R-80".

- ▶ Repositionnez le joint.

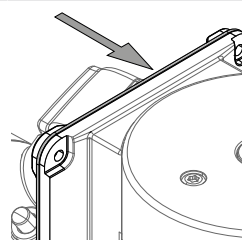


- ▶ Munissez-vous de la nouvelle interface.
- ▶ Introduisez avec précaution le câble plat dans le connecteur ruban.

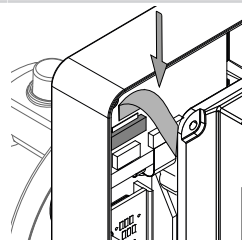


- ▶ Fermez le connecteur ruban avec le doigt.

AVIS ! N'utilisez pas de tournevis pour fermer le connecteur ruban. Vous pourriez endommager les broches et le câble plat.

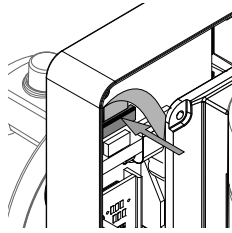

- ▶ Positionnez le boîtier d'interface.
- ▶ Secouez légèrement le boîtier d'interface pour que le joint reste en place et pour ne pas l'endommager.

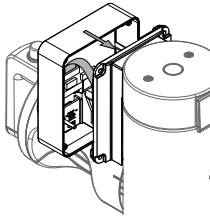

- ▶ Positionnez et serrez les quatre vis.

