

Interfaz R-80

Obtenga más información y asesoramiento a través de nuestros recursos en las redes sociales:



www.buchi.com/r-80/service




NOTA

El hecho de leer y seguir las instrucciones de este documento no sustituye la lectura y el seguimiento de las instrucciones del manual de funcionamiento.

- ▶ Esta operación debe realizarla el personal de servicio técnico cualificado, autorizado y formado, de acuerdo con las normativas locales aplicables.
- ▶ Lleve a cabo únicamente el servicio descrito en esta sección.
- ▶ Use solo piezas de repuesto de BUCHI originales para asegurarse de que funcione correctamente y mantener la validez de la garantía.
- ▶ Lleve a cabo las operaciones descritas en esta sección para prolongar la vida útil del instrumento.

Interfaz R-80

	N.º de pedido	Figura
Interfaz R-80, completa	11080629	


Herramientas

	N.º de pedido	Figura
Tamaño Torx 10	Ninguno	



Sustituya la interfaz R-80

Requisito:

- El instrumento está desconectado de la red eléctrica.
- ▶ Retire todas las conexiones.
- ▶ Retire todos los accesorios.
- ▶ Retire todos los componentes de vidrio.
- ▶ Retire el baño termostático.
- ▶ Retire los cuatro tornillos.

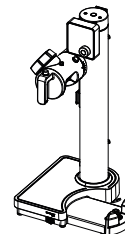


- ▶ Abra con cuidado la carcasa de la interfaz.

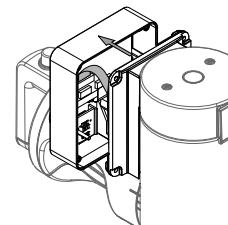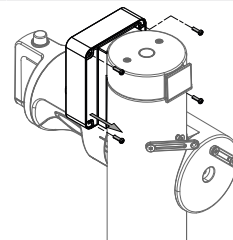

- ▶ Abra el conector de cinta con el dedo.


¡AVISO! No utilice un destornillador para abrir los conectores de cinta. Puede dañar los pasadores y el cable de cinta.

- ▶ Retire con cuidado el cable de cinta.

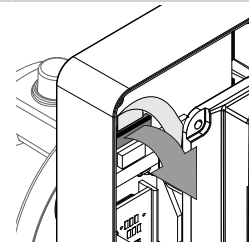


- ▶ Retire la interfaz dañada.
- ▶ Mantenga el sellado.
- ▶ Deseche la interfaz. Consulte el "Manual de funcionamiento de Rotavapor® R-80".


- ▶ Vuelva a colocar el sellado.

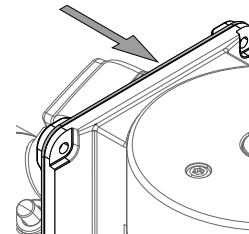


- ▶ Coja la nueva interfaz.
- ▶ Guíe con cuidado el cable de cinta hacia el conector de cinta.

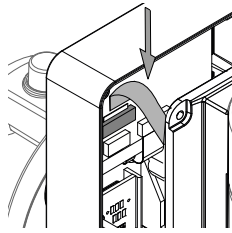

- ▶ Cierre el conector de cinta con el dedo.
¡AVISO! No utilice un destornillador para cerrar los conectores de cinta. Puede dañar los pasadores y el cable de cinta.

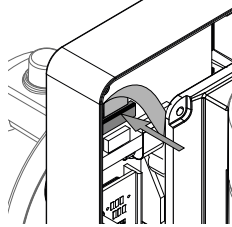

- ▶ Coloque la carcasa de la interfaz.
- ▶ Agite ligeramente la carcasa de la interfaz para que el sellado permanezca en su posición y evitar daños en el mismo.

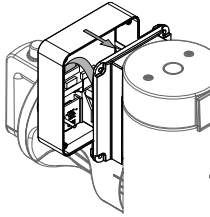

- ▶ Coloque y apriete los cuatro tornillos.

