

# ロータリードライブアーム R-80

当社のメディアリソースを通じて、より多くの分析情報とガイダンスを得ることができます。



[www.buchi.com/r-80/service](http://www.buchi.com/r-80/service)



## 備考

本書の指示内容を読んで従っても、取扱説明書の指示内容を読んで従うことに代わるものではありません。

- ▶ この作業は、有資格で、認定され、訓練を受けた技術者が、現地の該当する規制に従って実施する必要があります。
- ▶ このセクションに記載されているサービスのみを実施してください。
- ▶ 適正な動作と製品保証を維持するため、BUCHI の純正スペアパーツを使用してください。
- ▶ このセクションに記載されているサービスを実施すると、機器の寿命を延ばすことができます。

## ロータリードライブアーム R-80

	注文番号	イラスト
ロータリードライブアーム R-80、完 成品	11080630	

## ツール

	注文番号	イラスト
トルクスサイズ 10	なし	
トルクスサイズ 20	なし	

注文番号

イラスト

マイナスドライバー (サイズ 2)


なし




## ロータリードライブアームの交換

条件:


- 機器が主電源から切り離されている。
- ▶ すべての接続を取り外します。
- ▶ すべてのアクセサリを取り外します。
- ▶ すべてのガラス部品を取り外します。
- ▶ ヒーティングバスを取り外します。

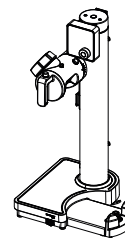


- ▶ 高さ調整ボタンを高さ調整ハンドルからしっかりと引き抜いて取り外します。

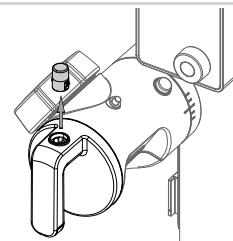


- ▶ ネジを外します。
- ▶ 高さ調整ハンドルカバープラグを取り外します。

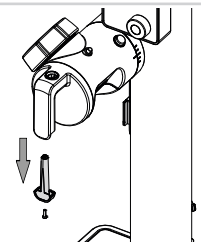

- ▶ ネジを外します。

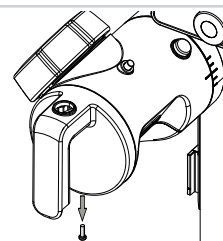


- ▶ 高さ調整ハンドルの上部にマイナスドライバーを差し込みます。

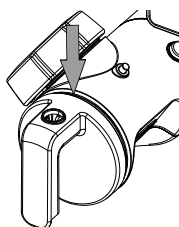


- ▶ マイナスドライバーを成形ギャップに通してスライドさせ、クリップを外します。


- ▶ 高さ調整ハンドルを取り外します。

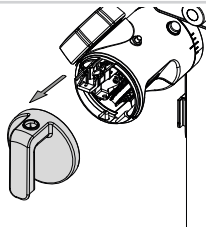


- ▶ レバーリフトロックを右に押しします。

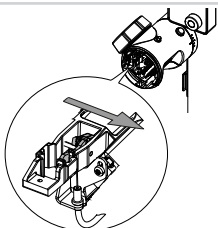


- ▶ レバーリフトロックを上に向けて外します。

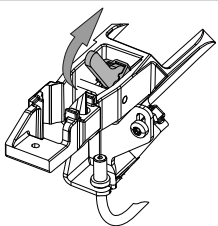


- ▶ レバーリフトロックは上向きのままにしておきます。

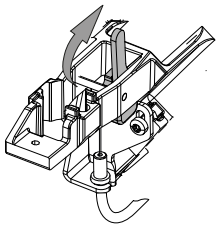


- ▶ レバーリフトロックをフレームに通します。

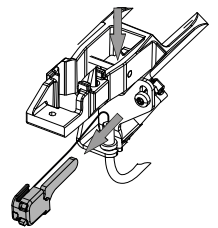


- ▶ プルケーブルをブラケットから取り外します。

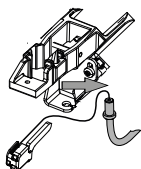


- ▶ ロックキャップを取り外します。

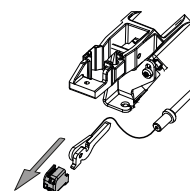


- ▶ プルケーブルを取り外します。

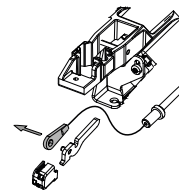


- ▶ 部品を脇に置きます。

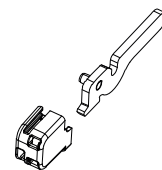


- ▶ ネジ、ワッシャー、シーリングを外します。

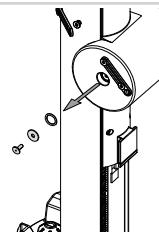


- ▶ 角度調整ボタンを押して、ロータリードライブアームをリリースします。

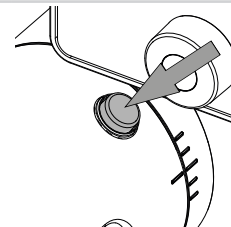


- ▶ リボンケーブルが見えるまで、ロータリードライブアームを引きます。

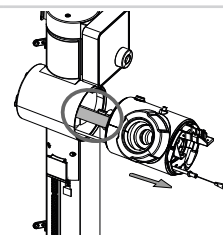

- ▶ リボンケーブルをコネクタからゆっくりと取り外します。

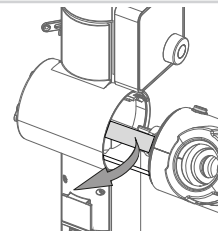


- ▶ ロータリードライブアームを取り外します。

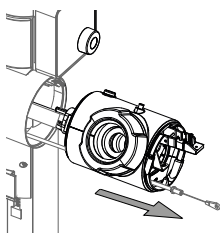


- ▶ ロータリードライブアームを廃棄します。「"ロータリーエバポレーター R-80 取扱説明書"」を参照してください。


- ▶ プルケーブルをロータリードライブアームのノッチに通して、後方から前方に進めます。  
**注意事項** プルケーブルは、指示されたノッチから出ているはず

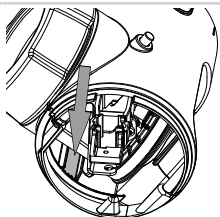


- ▶ ロータリードライブアームの軸をゆっくりと所定の位置に進めます。

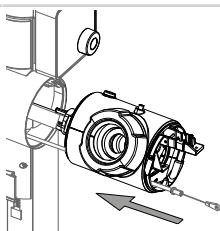


- ▶ リボンケーブルをコネクタに差し込みます。

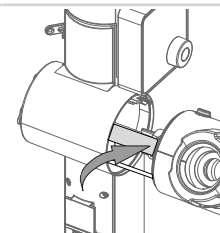


- ▶ ロータリードライブアームを配置します。

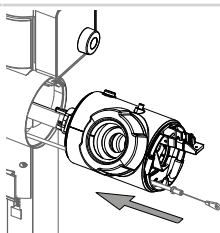


- ▶ 角度調整ボタンを押して、ロータリードライブアームを固定します。

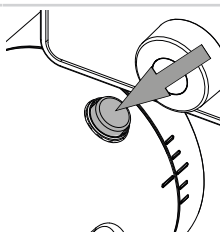


- ▶ シーリングとワッシャーを配置します。
- ▶ ネジを配置して締めます。

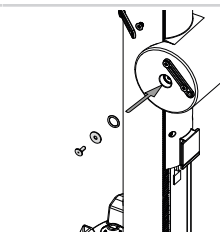


- ▶ プルケーブルをレバーリフトロックに取り付けます。

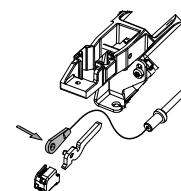


- ▶ ロックキャップを取り付けます。

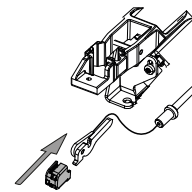


- ▶ プルケーブルをブラケットに取り付けます。

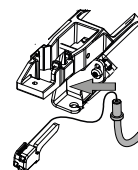


- ▶ レバーリフトロックをフレームに通します。

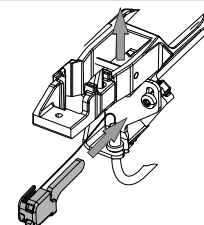


- ▶ レバーリフトロックは上向きのままにしておきます。
- ▶ レバーリフトロックを右側に配置します。

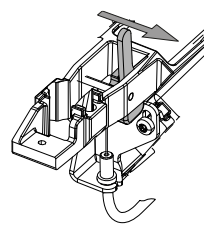


- ▶ レバーリフトロックを所定の位置に取り付けます。

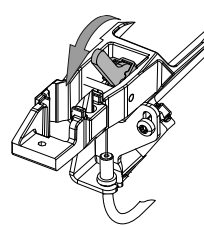


- ▶ レバーリフトロックを左側に押します。  
⇒ レバーリフトロックが固定されます。

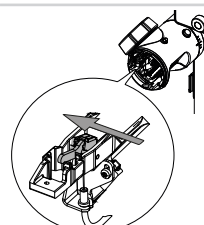


- ▶ 高さ調整ハンドルを取り付けます。

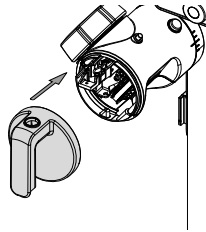


- ▶ ネジを配置して締めます。

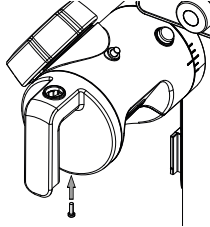

- ▶ 高さ調整ハンドルカバープラグを配置します。
- ▶ ネジを配置して締めます。

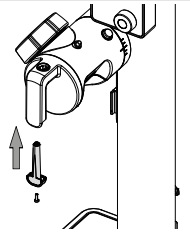

- ▶ 高さ調整ボタンを取り付けます。

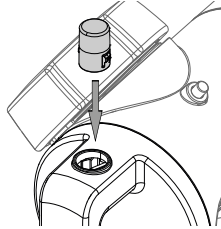

- ▶ 機器のすべての機能が正しく動作していることを確認してください。
- ▶ 機器を準備します。提供されたコンポーネントに応じて、別の章を参照してください。