

# 旋转驱动臂 R-80

通过我们的媒体资源获得更多见解和指导：



[www.buchi.com/r-80/service](http://www.buchi.com/r-80/service)



## 提示

虽然阅读并遵循本文档中的说明很有用，但仍有必要阅读并遵循操作手册中的说明。

- ▶ 此操作必须由有资质、经过授权和培训的技术人员执行，并遵循当地适用法规。
- ▶ 仅执行本部分所述的维修。
- ▶ 仅使用 BUCHI 正品备件，以确保仪器正常运行及防止保修失效。
- ▶ 执行本部分所述的维修，以延长仪器的使用寿命。

## 旋转驱动臂 R-80

	订购号	图示
旋转驱动臂 R-80, 整件	11080630	


## 工具

	订购号	图示
梅花螺丝刀 (10 号)	无	
梅花螺丝刀 (20 号)	无	
一字螺丝刀 (2 号)	无	


## 更换旋转驱动臂

前提条件：


- 仪器与主电源断开连接。
- ▶ 拆下所有连接。
- ▶ 拆下所有附件。
- ▶ 拆下所有玻璃零件。
- ▶ 拆下水浴锅。

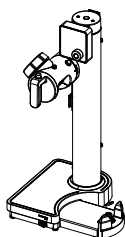


- ▶ 从高度调节手柄中用力拉出高度调节按钮，将其拆下。

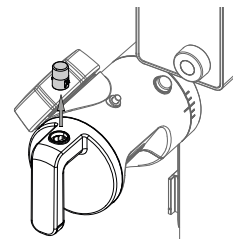


- ▶ 拆下螺丝。
- ▶ 拆下高度调节手柄盖塞。

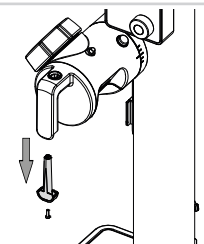


- ▶ 拆下螺丝。

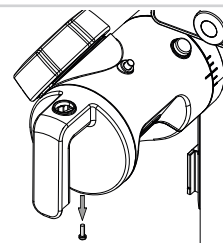


- ▶ 在高度调节手柄的顶部插入一个平头螺丝刀。
- ▶ 将平头螺丝刀插入成型间隙中，以松开卡夹。

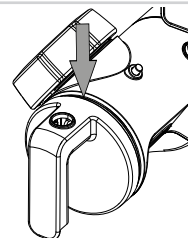


- ▶ 拆下高度调节手柄。

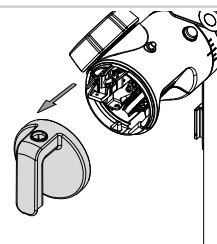


- ▶ 将操作杆提升锁向右推。

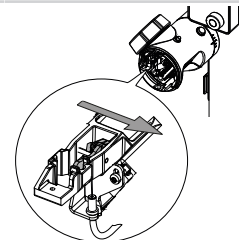


- ▶ 向上移动操作杆提升锁，将其拆下。

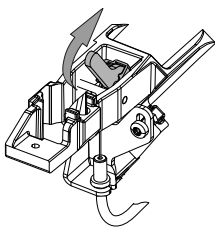


- ▶ 保持操作杆提升锁朝上。

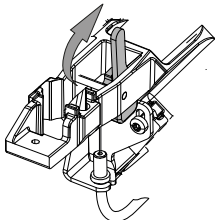


- ▶ 将操作杆提升锁滑过框架。

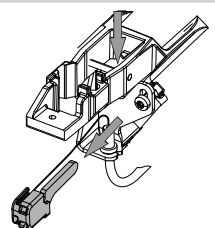


- ▶ 从支架上拆下拉线。

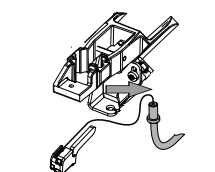


- ▶ 拆下锁盖。

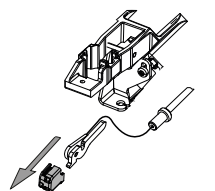


- ▶ 拆下拉线。

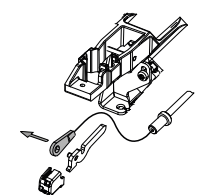


- ▶ 将部件放在一边。

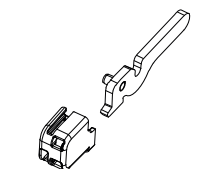


- ▶ 拆下螺丝、垫圈和密封件。

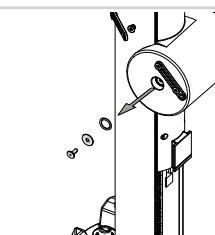


- ▶ 按下角度调节按钮，然后松开旋转驱动臂。

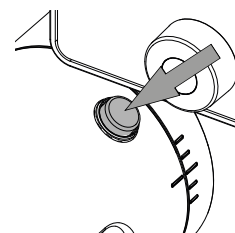


- ▶ 拉动旋转驱动臂，直至看到带状电缆。

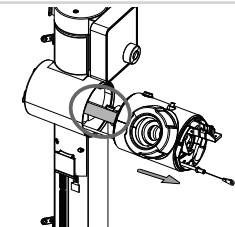

- ▶ 轻轻地从接头上拔下带状电缆。

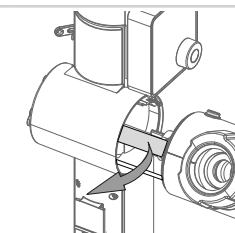


- ▶ 拆下旋转驱动臂。

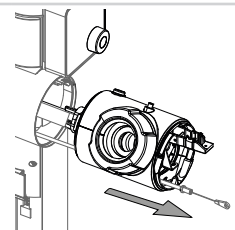


- ▶ 弃置旋转驱动臂。请参阅“旋转蒸发仪 R-80 操作手册”。


- ▶ 将拉线从后部穿过旋转驱动臂凹口引至前部。  
注意！拉线应从指定的凹口中出来。

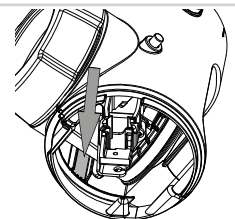


- ▶ 将旋转驱动臂轴轻轻地引导到位。

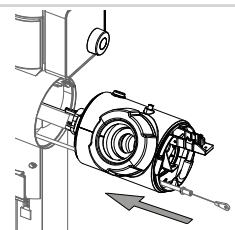


- ▶ 将带状电缆插入接头。

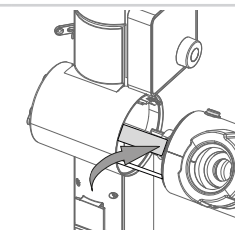


- ▶ 定位旋转驱动臂。

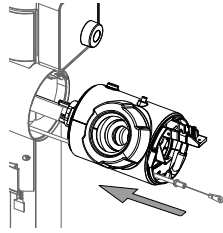


- ▶ 按下角度调节按钮并固定旋转驱动臂。

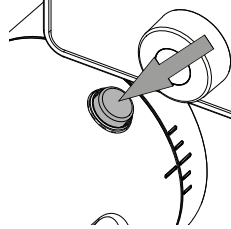


- ▶ 定位密封件和垫圈。
- ▶ 定位并拧紧螺丝。

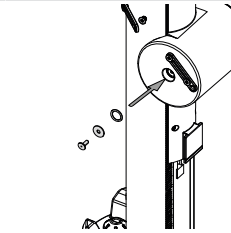


- ▶ 将拉线连接到操作杆提升锁。

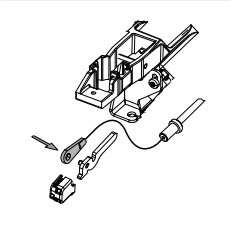


- ▶ 定位锁盖。

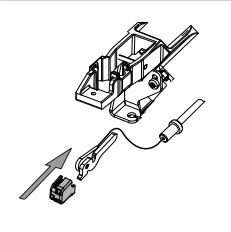


- ▶ 将拉线连接到支架。

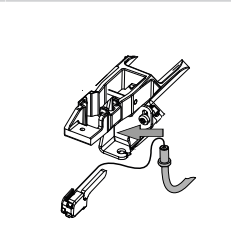


- ▶ 将操作杆提升锁滑过框架。

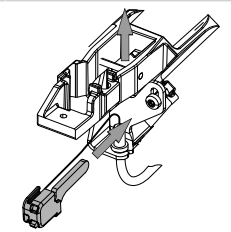


- ▶ 保持操作杆提升锁朝上。
- ▶ 将操作杆提升锁置于右侧。

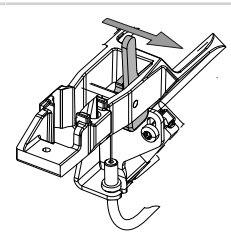


- ▶ 将操作杆提升锁固定到其位置。

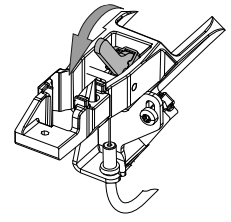


- ▶ 将操作杆提升锁向左推。  
⇒ 操作杆提升锁已固定。

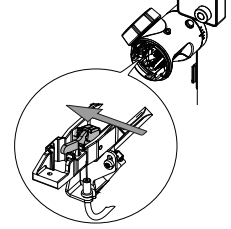


- ▶ 安装高度调节手柄。

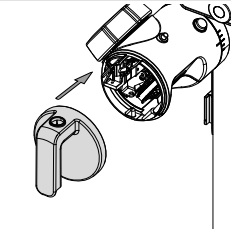


- ▶ 定位并拧紧螺丝。

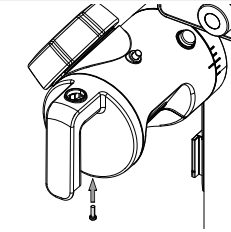

- ▶ 定位高度调节手柄盖塞。
- ▶ 定位并拧紧螺丝。

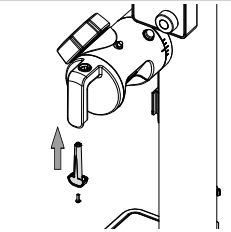

- ▶ 安装高度调节按钮。

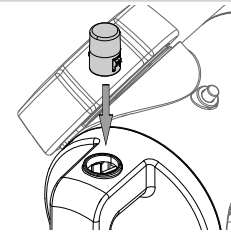

- ▶ 检查仪器的所有功能是否正常工作。
- ▶ 使仪器准备就绪。请根据提供的组件参阅其他章节。