

Braço da unidade de rotação R-80

Obtenha mais insights e orientações por meio de nossos recursos de mídia:



www.buchi.com/r-80/service



NOTA

Ler e seguir as instruções deste documento não substitui ler e seguir as instruções do manual de operação.

- ▶ Esta operação deve ser realizada por técnicos qualificados, autorizados e treinados, de acordo com as normas locais aplicáveis.
- ▶ Realize o serviço descrito nesta seção.
- ▶ Use apenas peças de reposição originais da BUCHI para garantir o funcionamento correto e preservar a garantia.
- ▶ Execute o serviço descrito nesta seção para prolongar a vida útil do instrumento.

Braço da unidade de rotação R-80

	Código	Imagem
Braço da unidade de rotação R-80, completo	11080630	


Ferramentas

	Código	Imagem
Torx tamanho 10	nenhum	
Torx tamanho 20	nenhum	
Chave de fenda (tamanho 2)	nenhum	


Substituir o braço da unidade de rotação

Pré-requisito:


- ☑ O equipamento deve estar desconectado da rede elétrica.
- ▶ Remova todas as conexões.
- ▶ Remova todos os acessórios.
- ▶ Remova todas as vidrarias.
- ▶ Remova o banho de aquecimento.

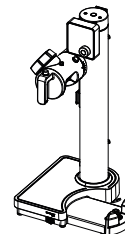


- ▶ Remova o botão de ajuste de altura puxando-o firmemente para fora da alavanca de ajuste de altura.

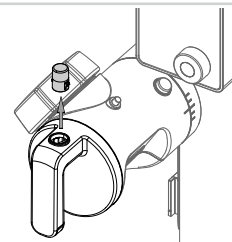


- ▶ Remova o parafuso.
- ▶ Remova o plugue da tampa da alavanca de ajuste de altura.

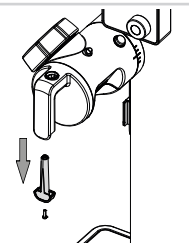


- ▶ Remova o parafuso.

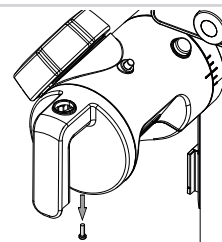


- ▶ Insira uma chave de fenda na parte superior da alavanca de ajuste de altura.
- ▶ Deslize a chave de fenda através do espaço entre a carcaça e a alavanca para liberar o clipe.

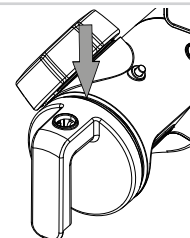


- ▶ Remova a alavanca de ajuste de altura.

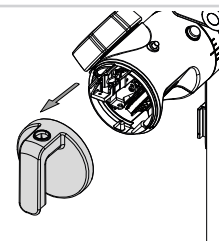


- ▶ Empurre a trava de elevação da alavanca para a direita.

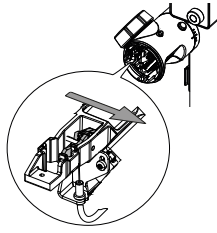


- ▶ Solte a trava de elevação da alavanca movendo-a para cima.

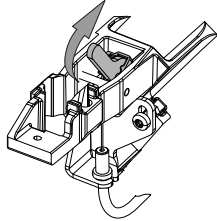


- ▶ Segure a trava de elevação da alavanca voltada para cima.

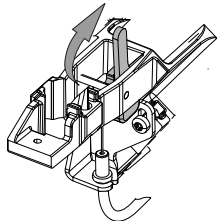


- ▶ Oriente a trava de elevação da alavanca através da estrutura.

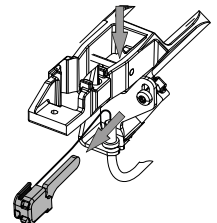


- ▶ Solte o cabo de tração do suporte.

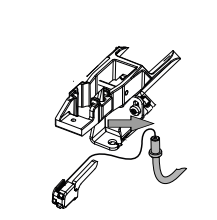


- ▶ Remova a tampa de travamento.

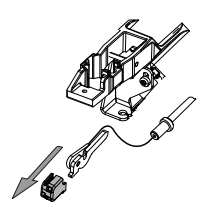


- ▶ Remova o cabo de tração.

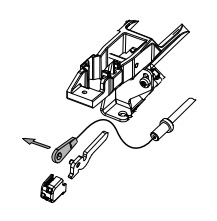


- ▶ Deixe as peças de lado.

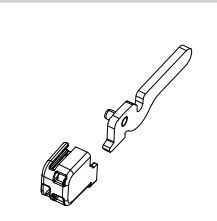


- ▶ Remova o parafuso, a arruela e a vedação.

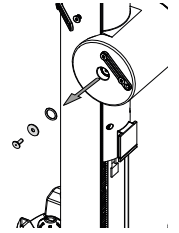


- ▶ Pressione o botão de ajuste do ângulo e solte o braço da unidade de rotação.

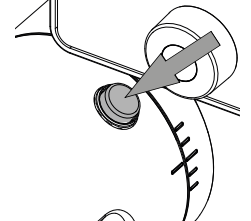


- ▶ Puxe o braço da unidade de rotação até que o cabo flat fique visível.

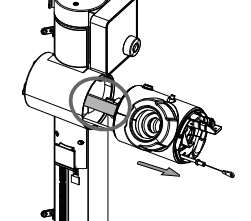

- ▶ Remova cuidadosamente o cabo flat do conector.

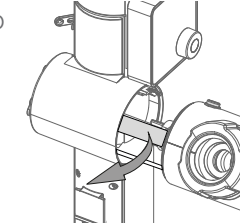


- ▶ Remova o braço da unidade de rotação.

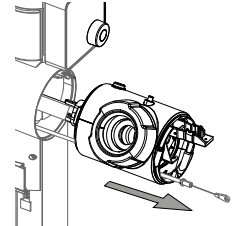


- ▶ Descarte o braço da unidade de rotação. Consulte o "Manual de operação do Rotavapor® R-80".

- ▶ Oriente o cabo de tração através do entalhe do braço da unidade de rotação de trás para frente.


AVISO! O cabo de tração deve sair do encaixe indicado.

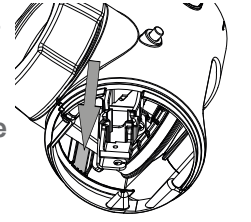


- ▶ Oriente cuidadosamente o eixo do braço da unidade de rotação no lugar.

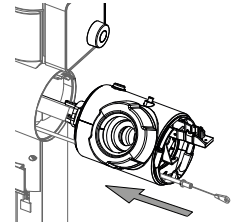


- ▶ Oriente o cabo flat no conector.

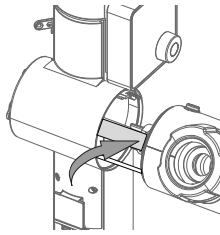


- ▶ Posicione o braço da unidade de rotação.

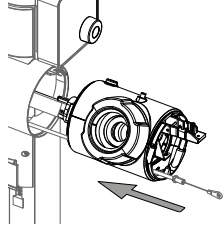


- ▶ Pressione o botão de ajuste do ângulo e prenda o braço da unidade de rotação.

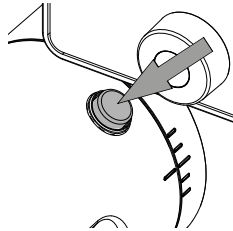


- ▶ Posicione a vedação e a arruela.
- ▶ Posicione e aperte o parafuso.

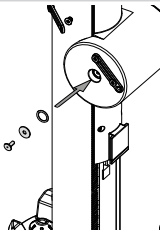


- ▶ Prenda o cabo de tração na trava de elevação da alavanca.

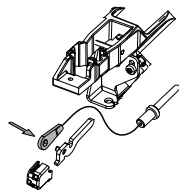


- ▶ Posicione a tampa de travamento.

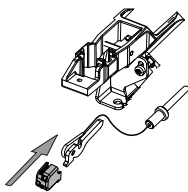


- ▶ Prenda o cabo de tração ao suporte.

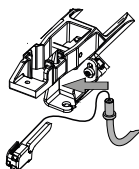


- ▶ Oriente a trava de elevação da alavanca através da estrutura.

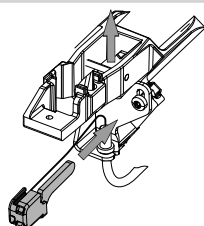


- ▶ Segure a trava de elevação da alavanca voltada para cima.
- ▶ Posicione a trava de elevação da alavanca à direita.

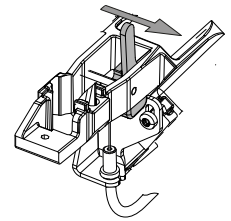


- ▶ Prenda a trava de elevação da alavanca em sua posição.

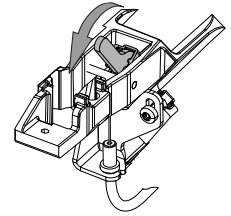


- ▶ Empurre a trava de elevação da alavanca para a esquerda.
- ⇒ A trava de elevação da alavanca está segura.

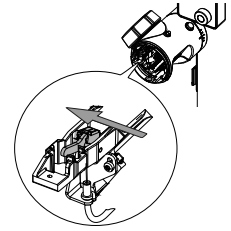


- ▶ Prenda a alavanca de ajuste de altura.

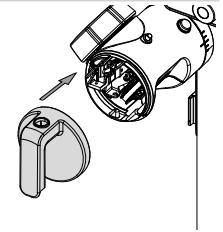


- ▶ Posicione e aperte o parafuso.

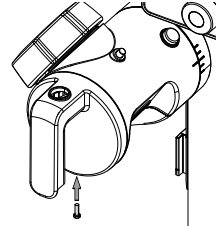

- ▶ Posicione o plugue da tampa da alavanca de ajuste de altura.
- ▶ Posicione e aperte o parafuso.

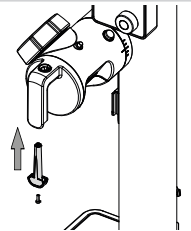

- ▶ Prenda o botão de ajuste de altura.

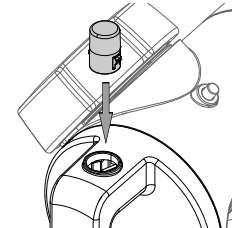

- ▶ Verifique se todas as funções do instrumento estão funcionando corretamente.
- ▶ Prepare o instrumento. Consulte o capítulo adicional de acordo com os componentes fornecidos.