

# Bras d'entraînement rotatif R-80

Accédez à des informations et conseils supplémentaires grâce à nos ressources média :



[www.buchi.com/r-80/service](http://www.buchi.com/r-80/service)



## REMARQUE

La lecture et le respect des instructions contenues dans ce document ne vous dispensent pas de lire et d'observer les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

- ▶ Cette procédure réservée aux techniciens qualifiés, autorisés et formés doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur.
- ▶ N'effectuez que l'opération d'entretien décrite dans cette section.
- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange BUCHI d'origine afin d'assurer un fonctionnement correct et de préserver la garantie.
- ▶ Effectuez l'opération d'entretien décrite dans cette section pour prolonger la durée de vie de l'instrument.

## Bras d'entraînement rotatif R-80

	Réf. article	Schéma
Bras d'entraînement rotatif R-80, complet	11080630	



## Outils

	Réf. article	Schéma
Torx taille 10	Aucune	
Torx taille 20	Aucune	
Tournevis plat (taille 2)	Aucune	


## Remplacement du bras d'entraînement rotatif

Condition requise :


- L'instrument est déconnecté de l'alimentation principale.
- ▶ Débranchez toutes les connexions.
- ▶ Retirez tous les accessoires.
- ▶ Déposez toutes les pièces en verre.
- ▶ Retirez le bain thermostaté.
- ▶ Retirez le bouton de réglage de la hauteur en le tirant fermement hors de la poignée de réglage de la hauteur.

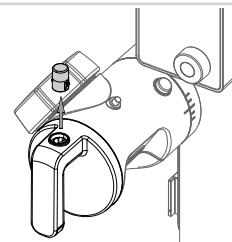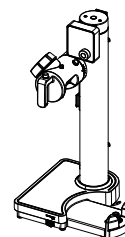


- ▶ Retirez la vis.
- ▶ Retirez la fiche du cache de la poignée de réglage de la hauteur.

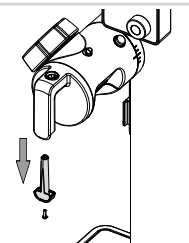


- ▶ Retirez la vis.

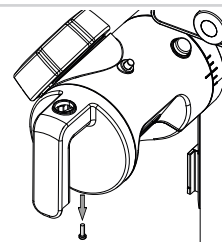


- ▶ Insérez un tournevis plat au niveau de la partie supérieure de la poignée de réglage de la hauteur.
- ▶ Faites glisser le tournevis plat à travers la fente créée pour désengager le cache.

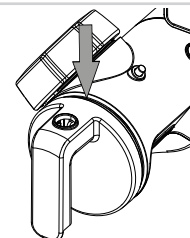


- ▶ Retirez la poignée de réglage de la hauteur.

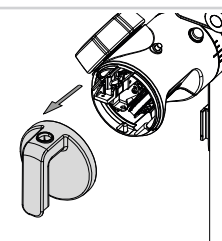


- Poussez le verrou du levier de levage vers la droite.

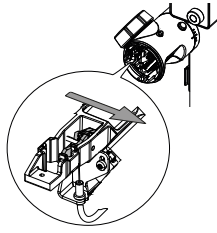


- Relevez le verrou du levier de levage pour le désengager.

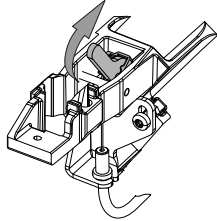


- Maintenez le verrou du levier de levage en position levée.

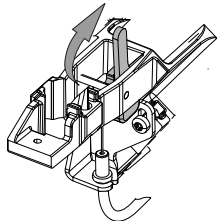


- Faites passer le verrou du levier de levage à travers le châssis.

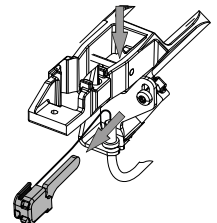


- Déclipsez le câble de traction du support.

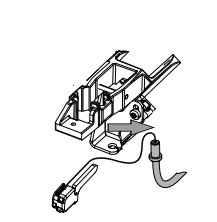


- Retirez le clip de verrouillage.

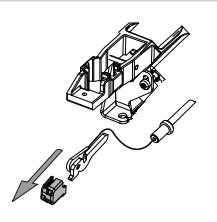


- Détachez le câble de traction.

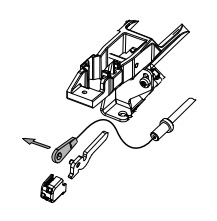


- Mettez les pièces de côté.

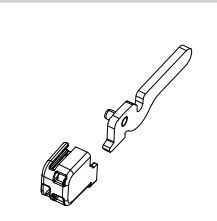


- Retirez la vis, la rondelle et le joint.

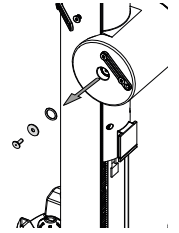


- Appuyez sur le bouton de réglage de l'angle pour libérer le bras d'entraînement rotatif.

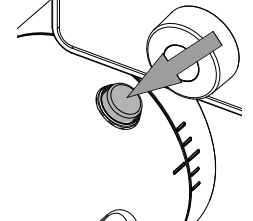


- Tirez sur le bras d'entraînement rotatif jusqu'à ce que le câble plat soit visible.

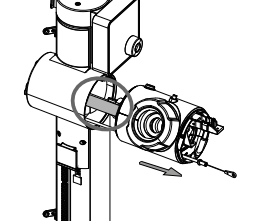

- Retirez délicatement le câble plat du connecteur.

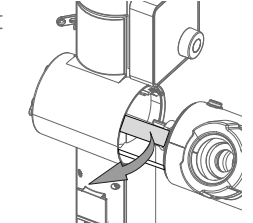


- Retirez le bras d'entraînement rotatif.

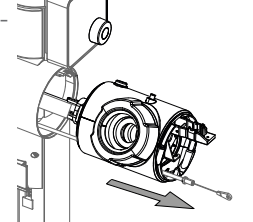


- Mettez au rebut le bras d'entraînement rotatif. Reportez-vous au "manuel d'utilisation du Rotavapor® R-80".

- Faites passer le câble de traction dans l'encoche du bras d'entraînement rotatif de l'arrière vers l'avant.

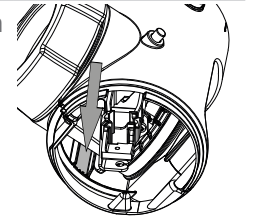


**AVIS ! Le câble de traction doit sortir par l'encoche indiquée.**


- Mettez l'axe du bras d'entraînement rotatif en place en le guidant avec précaution.

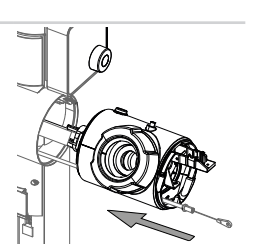


- ▶ Introduisez le câble plat dans le connecteur.

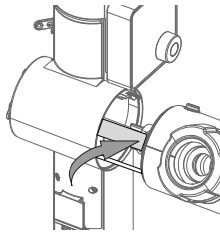


- ▶ Positionnez le bras d'entraînement rotatif.

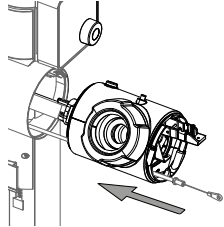


- ▶ Appuyez sur le bouton de réglage de l'angle pour bloquer le bras d'entraînement rotatif.

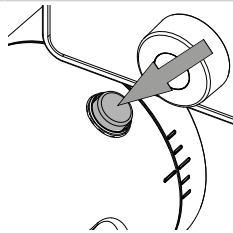


- ▶ Positionnez le joint et la rondelle.
- ▶ Positionnez et serrez la vis.

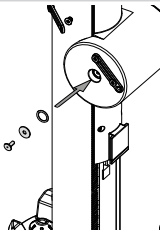


- ▶ Fixez le câble de traction au verrou du levier de levage.

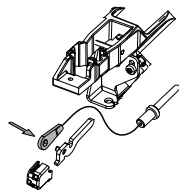


- ▶ Positionnez le clip de verrouillage.

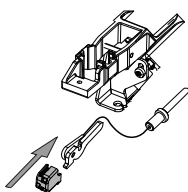


- ▶ Fixez le câble de traction au support.

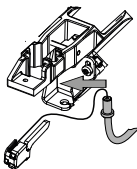


- ▶ Faites passer le verrou du levier de levage à travers le châssis.

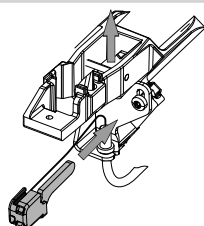

- ▶ Maintenez le verrou du levier de levage en position levée.
- ▶ Placez le verrou du levier de levage à droite.

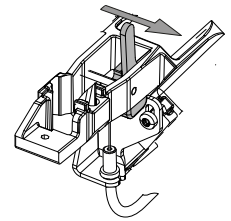


- ▶ Fixez le verrou du levier de levage en position.

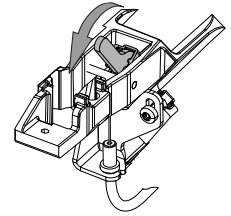


- ▶ Poussez le verrou du levier de levage vers la gauche.


⇒ Le verrou du levier de levage est fixé.

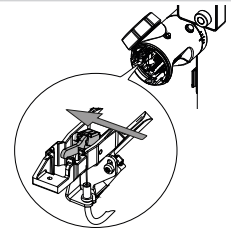


- ▶ Fixez la poignée de réglage de la hauteur.

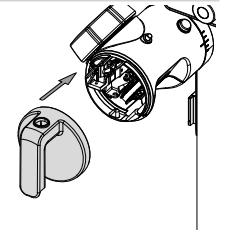


- ▶ Positionnez et serrez la vis.

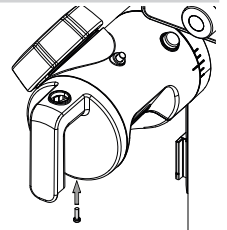

- ▶ Positionnez la fiche du cache de la poignée de réglage de la hauteur.
- ▶ Positionnez et serrez la vis.

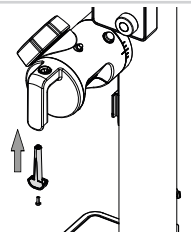

- ▶ Fixez le bouton de réglage de la hauteur.

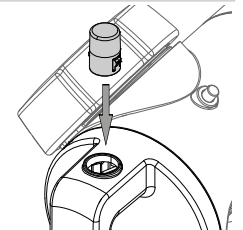

- ▶ Vérifiez que toutes les fonctions de l'instrument fonctionnent correctement.
- ▶ Préparez l'instrument. Reportez-vous au chapitre supplémentaire en fonction des composants fournis.