

Braccio di trasmissione rotante R-80

Ulteriori informazioni e indicazioni sono disponibili nelle nostre risorse multimediali:



www.buchi.com/r-80/service



NOTA

La lettura e il rispetto delle istruzioni contenute nel presente documento non sostituiscono la lettura e il rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

- ▶ Questa operazione deve essere eseguita da tecnici qualificati, autorizzati e addestrati, in conformità alle normative locali applicabili.
- ▶ Eseguire solo le operazioni descritte in questa sezione.
- ▶ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali BUCHI per garantire il corretto funzionamento del dispositivo e non invalidare la garanzia.
- ▶ Espletare le operazioni di manutenzione descritte in questa sezione per prolungare la vita utile dello strumento.

Braccio di trasmissione rotante R-80

	N. d'ordine	Grafica
Braccio di trasmissione rotante R-80, completo	11080630	

Strumenti

	N. d'ordine	Grafica
Cacciavite Torx misura 10	Nessuno	
Cacciavite Torx misura 20	Nessuno	


	N. d'ordine	Grafica
Cacciavite a taglio (misura 2)	Nessuno	

Sostituzione del braccio di trasmissione rotante


Condizione necessaria:

- Lo strumento è scollegato dall'alimentazione di rete.


- ▶ Rimuovere tutti i collegamenti.
- ▶ Rimuovere tutti gli accessori.
- ▶ Rimuovere tutte le parti in vetro.
- ▶ Rimuovere il bagno termostatico.

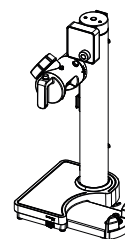


- ▶ Rimuovere il pulsante di regolazione dell'altezza estraendolo con decisione dalla maniglia di regolazione dell'altezza.

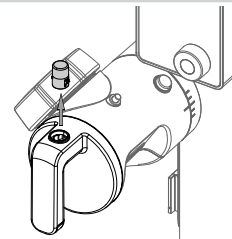


- ▶ Rimuovere la vite.
- ▶ Rimuovere il tappo della copertura della maniglia di regolazione dell'altezza.

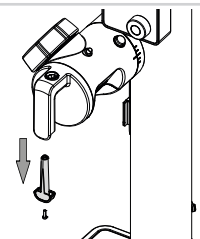


- ▶ Rimuovere la vite.

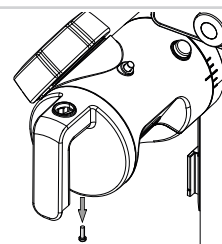


- ▶ Inserire un cacciavite piatto sulla parte superiore dell'impugnatura di regolazione dell'altezza.
- ▶ Far scorrere il cacciavite piatto attraverso la fessura per sganciare il fermo.

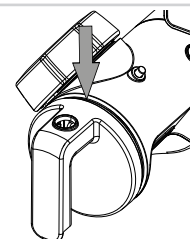


- ▶ Rimuovere la maniglia di regolazione dell'altezza.

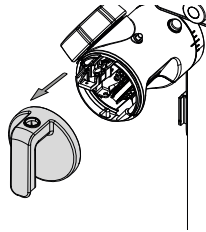


- ▶ Spingere il blocco di sollevamento a leva verso destra.

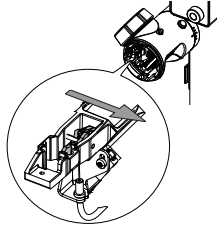


- ▶ Staccare il blocco del sollevamento a leva sollevandolo verso l'alto.

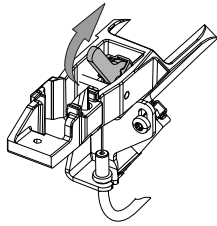


- ▶ Tenere il blocco di sollevamento a leva rivolto verso l'alto.

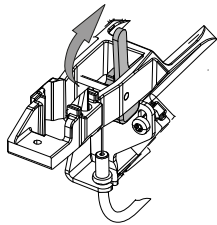


- ▶ Guidare il blocco di sollevamento a leva attraverso il telaio.

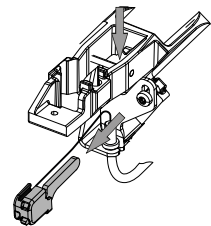


- ▶ Staccare il cavo di trazione dalla staffa.

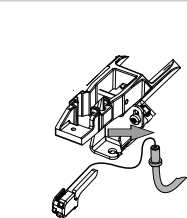


- ▶ Rimuovere il tappo di bloccaggio.

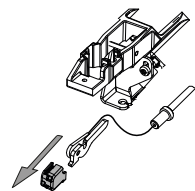


- ▶ Rimuovere il cavo di trazione.

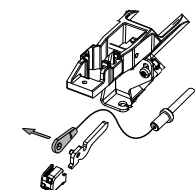


- ▶ Mettere da parte i componenti.

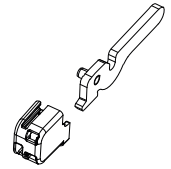


- ▶ Rimuovere la vite, la rondella e la guarnizione.

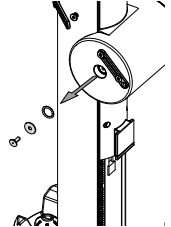


- ▶ Premere il pulsante di regolazione dell'angolazione e rilasciare il braccio di trasmissione rotante.

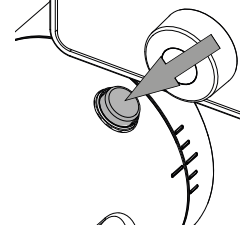


- ▶ Tirare il braccio di trasmissione rotante fino a quando il cavo a nastro non è visibile.

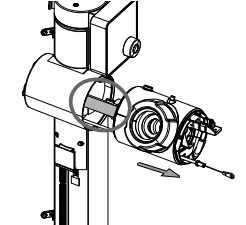

- ▶ Rimuovere delicatamente il cavo a nastro dal connettore.

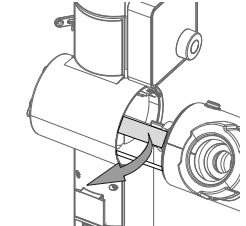


- ▶ Rimuovere il braccio di trasmissione rotante.

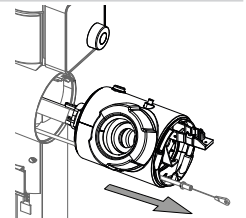


- ▶ Smaltire il braccio di trasmissione rotante. Consultare il "Manuale operativo Rotavapor® R-80".

- ▶ Guidare il cavo di trazione attraverso la tacca del braccio di trasmissione rotante dalla parte posteriore a quella anteriore.

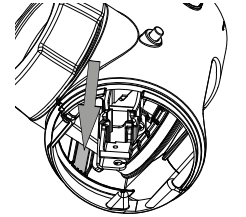


AVVISO! Il cavo di trazione deve fuoriuscire dalla tacca indicata.


- ▶ Guidare delicatamente l'asse del braccio di trasmissione rotante in posizione.

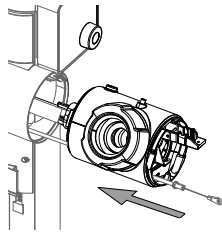


- ▶ Inserire il cavo a nastro nel connettore.

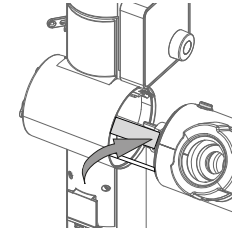


- ▶ Posizionare il braccio di trasmissione rotante.

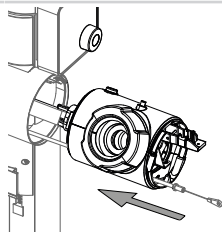


- ▶ Premere il pulsante di regolazione dell'angolazione e fissare il braccio di trasmissione rotante.

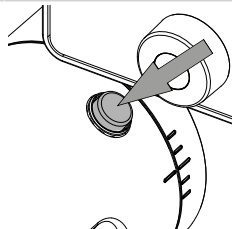


- ▶ Posizionare la guarnizione e la rondella.
- ▶ Posizionare e serrare la vite.

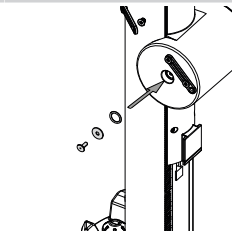


- ▶ Collegare il cavo di trazione al blocco di sollevamento a leva.

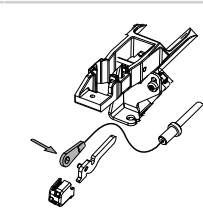


- ▶ Posizionare il tappo di bloccaggio.

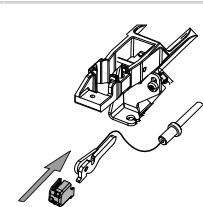


- ▶ Collegare il cavo di trazione alla staffa.

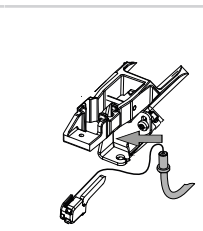


- ▶ Guidare il blocco di sollevamento a leva attraverso il telaio.

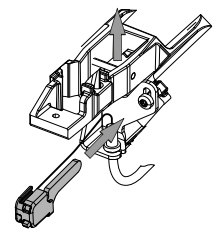


- ▶ Tenere il blocco di sollevamento a leva rivolto verso l'alto.
- ▶ Posizionare il blocco di sollevamento a leva a destra.

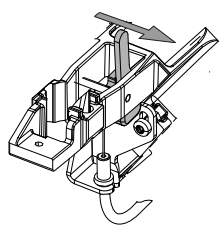


- ▶ Fissare il blocco di sollevamento a leva in posizione.

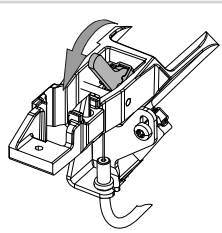


- ▶ Spingere il blocco di sollevamento a leva verso sinistra.
- ⇒ Il blocco del sollevamento a leva è fissato.

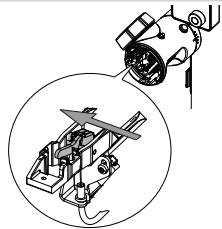


- ▶ Fissare la maniglia di regolazione dell'altezza.

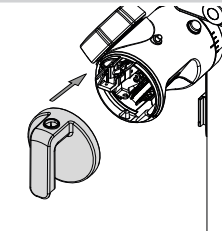


- ▶ Posizionare e serrare la vite.

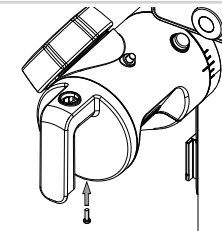

- ▶ Posizionare il tappo della copertura della maniglia di regolazione dell'altezza.
- ▶ Posizionare e serrare la vite.

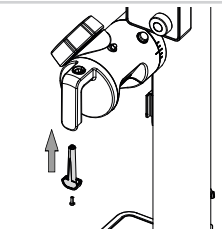

- ▶ Collegare il pulsante di regolazione dell'altezza.

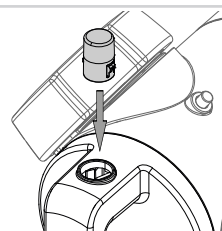

- ▶ Controllare che tutte le funzioni dello strumento funzionino correttamente.
 - ▶ Preparare lo strumento. Consultare il capitolo aggiuntivo in base ai componenti consegnati.
-