

Unidad de movimiento rotatorio R-80

Obtenga más información y asesoramiento a través de nuestros recursos en las redes sociales:



www.buchi.com/r-80/service



NOTA

El hecho de leer y seguir las instrucciones de este documento no sustituye la lectura y el seguimiento de las instrucciones del manual de funcionamiento.

- ▶ Esta operación debe realizarla el personal de servicio técnico cualificado, autorizado y formado, de acuerdo con las normativas locales aplicables.
- ▶ Lleve a cabo únicamente el servicio descrito en esta sección.
- ▶ Use solo piezas de repuesto de BUCHI originales para asegurarse de que funcione correctamente y mantener la validez de la garantía.
- ▶ Lleve a cabo las operaciones descritas en esta sección para prolongar la vida útil del instrumento.

Unidad de movimiento rotatorio R-80

	N.º de pedido	Figura
Brazo de la unidad de movimiento rotatorio R-80, completo	11080630	

Herramientas

	N.º de pedido	Figura
Tamaño Torx 10	Ninguno	
Tamaño Torx 20	Ninguno	


	N.º de pedido	Figura
Destornillador plano (tamaño 2)	Ninguno	

Sustituya la unidad de movimiento rotatorio


Requisito:

- El instrumento está desconectado de la red eléctrica.


- ▶ Retire todas las conexiones.
- ▶ Retire todos los accesorios.
- ▶ Retire todos los componentes de vidrio.
- ▶ Retire el baño termostático.

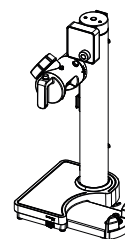


- ▶ Retire el botón de ajuste de altura tirando de él firmemente hacia fuera de la brida de ajuste de altura.

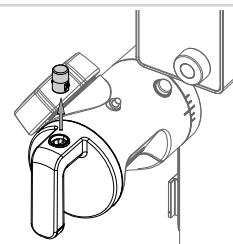


- ▶ Retire el tornillo.
- ▶ Retire el tapón de la cubierta de la brida de ajuste de altura.

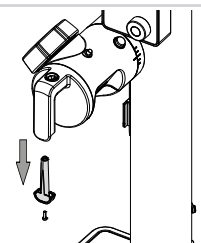


- ▶ Retire el tornillo.

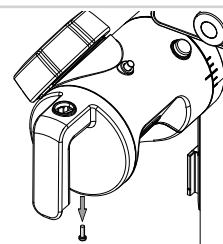


- ▶ Inserte un destornillador plano en la parte superior de la brida de ajuste de altura.
- ▶ Deslice el destornillador plano a través del hueco de formación para soltar el clip.

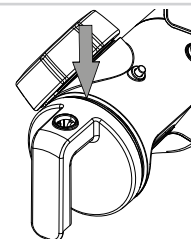


- ▶ Retire la brida de ajuste de altura.

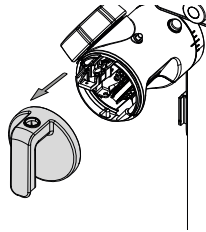


- ▶ Empuje el bloqueo de elevación de la palanca hacia la derecha.

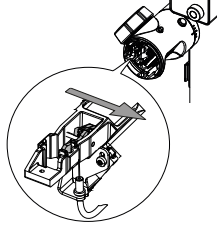


- ▶ Separe el bloqueo de elevación de la palanca moviéndolo hacia arriba.

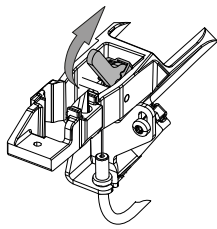


- ▶ Mantenga el bloqueo de elevación de la palanca mirando hacia arriba.

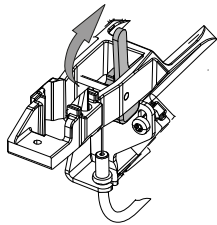


- ▶ Guíe el bloqueo de elevación de la palanca a través del bastidor.

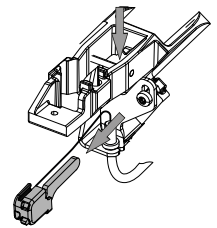


- ▶ Desconecte el cable de tracción del soporte.

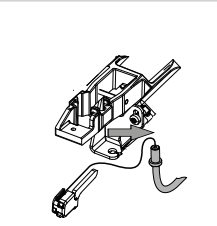


- ▶ Retire la tapa de bloqueo.

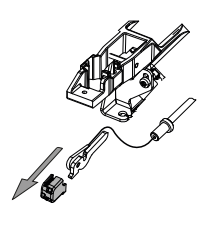


- ▶ Retire el cable de tracción.

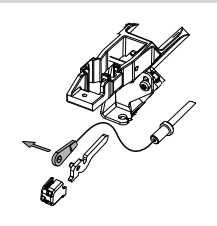


- ▶ Deje las piezas aparte.

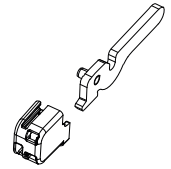


- ▶ Retire el tornillo, la arandela y el sellado.

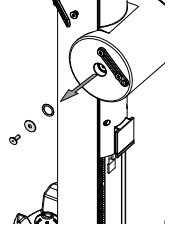


- ▶ Pulse la brida de ajuste del ángulo y suelte la unidad de movimiento rotatorio.

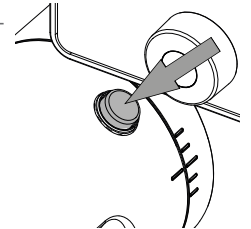


- ▶ Tire de la unidad de movimiento rotatorio hasta que el cable de cinta sea visible.

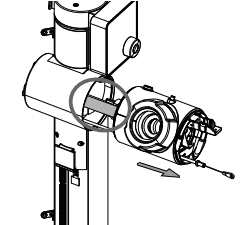

- ▶ Retire con cuidado el cable de cinta del conector.

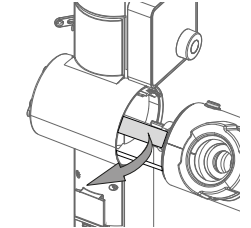


- ▶ Desmonte la unidad de movimiento rotatorio.

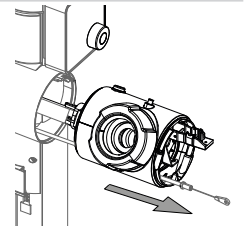


- ▶ Elimine la unidad de movimiento rotatorio. Consulte el "Manual de funcionamiento de Rotavapor® R-80".

- ▶ Guíe el cable de tracción a través de la muesca de la unidad de movimiento rotatorio desde la parte trasera hacia la parte delantera.

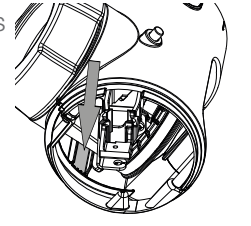


¡AVISO! El cable de tracción debe salirse de la muesca indicada.


- ▶ Guíe suavemente el eje de la unidad de movimiento rotatorio hasta su posición.

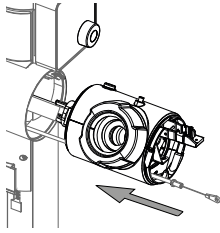


- ▶ Guíe el cable de cinta hacia el conector.

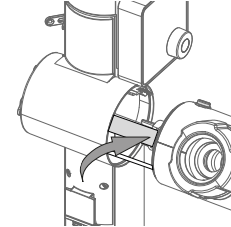


- ▶ Coloque la unidad de movimiento rotatorio.

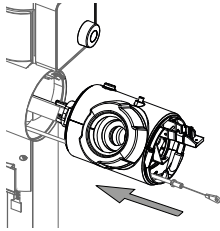


- ▶ Pulse la brida de ajuste del ángulo y fije la unidad de movimiento rotatorio.

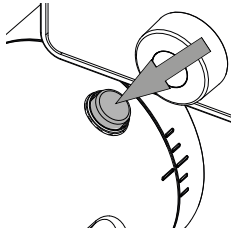


- ▶ Coloque el sellado y la arandela.
- ▶ Coloque y apriete el tornillo.

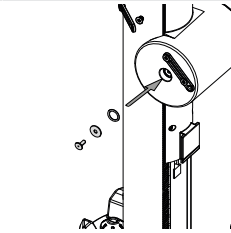


- ▶ Conecte el cable de tracción al bloqueo de elevación de la palanca.

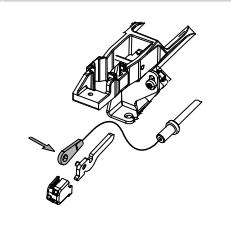


- ▶ Coloque la tapa de bloqueo.

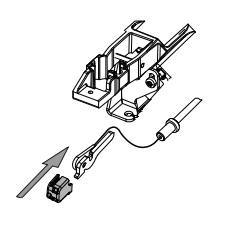


- ▶ Conecte el cable de tracción al soporte.

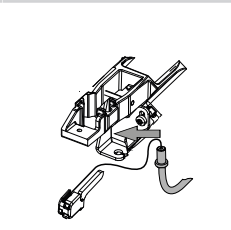


- ▶ Guíe el bloqueo de elevación de la palanca a través del bastidor.

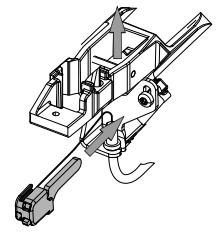


- ▶ Mantenga el bloqueo de elevación de la palanca mirando hacia arriba.
- ▶ Coloque el bloqueo de elevación de la palanca a la derecha.

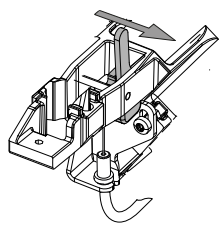


- ▶ Coloque el bloqueo de elevación de la palanca en su posición.

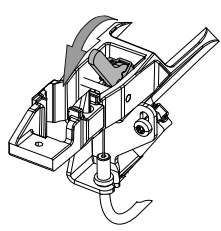


- ▶ Empuje el bloqueo de elevación de la palanca hacia la izquierda.
- ⇒ El bloqueo de elevación de la palanca está asegurado.

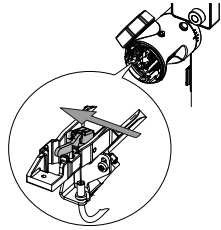


- ▶ Fije la brida de ajuste de altura.

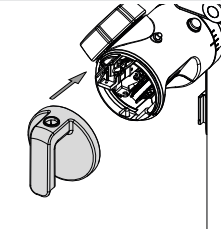


- ▶ Coloque y apriete el tornillo.

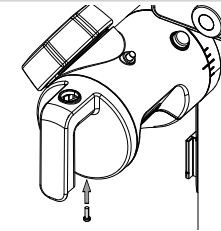

- ▶ Coloque el tapón de la cubierta de la brida de ajuste de altura.
- ▶ Coloque y apriete el tornillo.

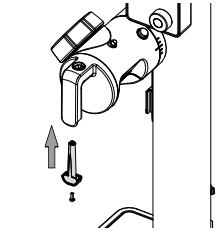

- ▶ Fije el botón de ajuste de altura.

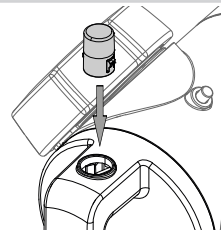

- ▶ Compruebe que todas las funciones del instrumento funcionan correctamente.
- ▶ Prepare el instrumento. Consulte el capítulo adicional según los componentes suministrados.