

คู่มือการเปลี่ยนอะไหล่

แขนมอเตอร์หมุนของ R-80

ค้นดูข้อมูลเชิงลึกและขอคำแนะนำเพิ่มเติมผ่านสื่อของเรา:



www.buchi.com/r-80/service



หมายเหตุ

การอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานได้

- ▶ การใช้งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้รับอนุญาต และผ่านการฝึกอบรมในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น
- ▶ ดำเนินการบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เท่านั้น
- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่แท้จาก BUCHI เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการถูกต้องและเป็นการรักษาการรับประกันเอาไว้
- ▶ ดำเนินการบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เพื่อยึด

แขนมอเตอร์หมุนของ R-80

	หมายเลขการ สั่งซื้อ	ภาพ
แขนมอเตอร์หมุนของ R-80, ครบชุด	11080630	

เครื่องมือ

	หมายเลขการ สั่งซื้อ	ภาพ
Torx ขนาด 10	ไม่มี	
Torx ขนาด 20	ไม่มี	

หมายเลขการ
สั่งซื้อ

ไขควงปากแบน (เบอร์ 2)


ไม่มี




เปลี่ยนแขนมอเตอร์หมุน

ข้อควรระวัง:


- เครื่องมือถูกตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก
- ▶ ถอดข้อต่อออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดอุปกรณ์เสริมออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดชิ้นส่วนที่เป็นแก๊วออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดอ่างให้ความร้อนออก
- ▶ ถอดปุ่มปรับความสูงโดยดึงออกจากด้ามจับปรับความสูงอย่างมั่นคง

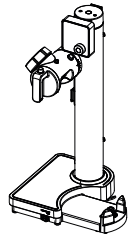


- ▶ ถอดสกรูออก
- ▶ ถอดจุกปิดของด้ามจับปรับความสูงออก

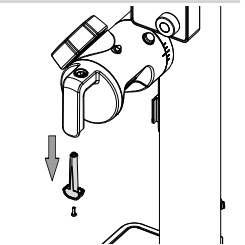

- ▶ ถอดสกรูออก

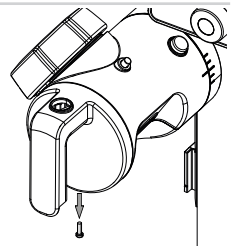

- ▶ เสียบไขควงปากแบนเข้าไปในส่วนบนของด้ามจับปรับความสูง
- ▶ เลื่อนไขควงผ่านเข้าไปในช่องว่างที่เกิดขึ้นเพื่อคลายคลิปปอก

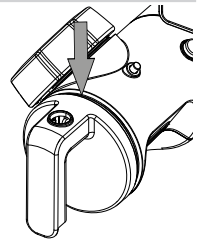


BÜCHI Labortechnik AG
Meierseggestrasse 40
Postfach
CH-9230 Flawil 1
E-Mail: quality@buchi.com


11594652A th
แขนมอเตอร์หมุนของ R-80
04.2567




▶ ถอดด้ามจับปรับความสูงออก

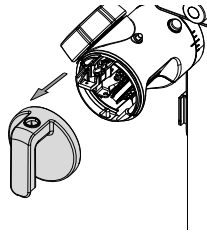


▶ ดันก้านล็อกของระบบยกไปทางขวา

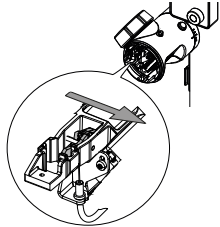


▶ ถอดก้านล็อกของระบบยกออกโดยเลื่อนก้านขึ้นไปข้างบน

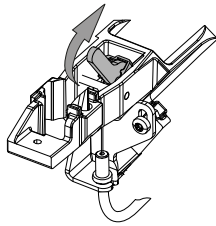


▶ จับก้านล็อกของระบบยกให้หันขึ้นข้างบน

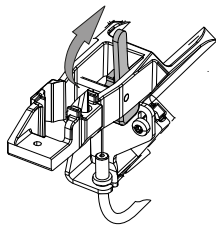


▶ ดึงก้านล็อกของระบบยกไปตามกรอบ

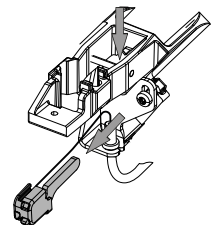


▶ ถอดสายดึงออกจากตัวยึด

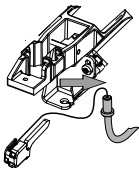


▶ ถอดหัวล็อกออก

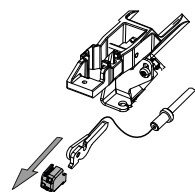


▶ ถอดสายดึงออก

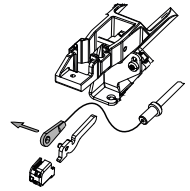


▶ เก็บชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกไป

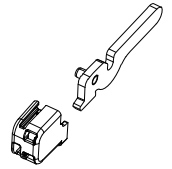


▶ ถอดสกรู วงแหวนสวมเกลียว และซีลออก

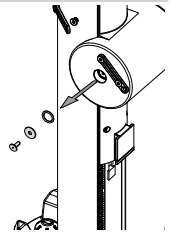


▶ ถอดปุ่มปรับมุม แล้วคลายแขนมอเตอร์หมุนให้หลวม

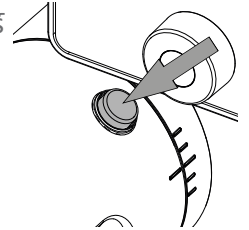


▶ ดึงแขนมอเตอร์หมุนออกจนกระทั่งมองเห็นสายแพ

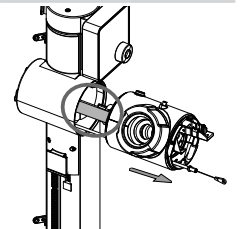

▶ ค่อย ๆ ถอดสายแพออกจากขั้วต่อ

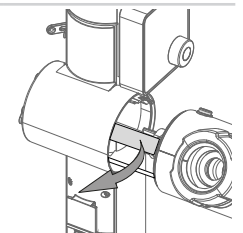


▶ ถอดแขนมอเตอร์หมุนออก

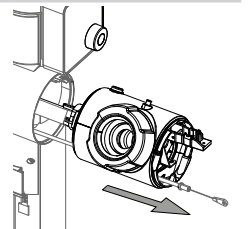

▶ กำจัดแขนมอเตอร์หมุนทิ้ง ดู "คู่มือการใช้งาน Rotavapor® R-80 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)"

▶ สอดสายดึงผ่านรอยบากของแขนมอเตอร์หมุนจากด้านหลังไปด้านหน้า **ข้อสังเกต! สายดึงควรโผล่ออกมาจากรอยบากที่ระบุไว้**

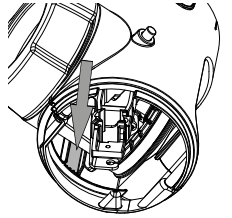

▶ ค่อย ๆ สอดแกนของแขนมอเตอร์หมุนให้เข้าที่




▶ สอดสายแพเข้าไปในขั้วต่อ




▶ จัดตำแหน่งแขนมอเตอร์หมุน




▶ กดปุ่มปรับมุม แล้วยึดแขนมอเตอร์หมุนให้เข้าที่

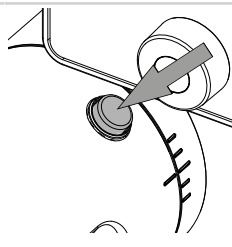


▶ จัดตำแหน่งซิลและวงแหวนสวมเกลียว
▶ จัดตำแหน่งสกรู แล้วขันให้แน่น

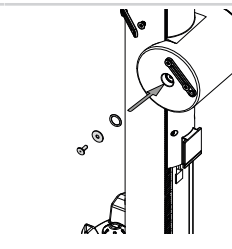


▶ ตัดสายดึงเข้ากับก้านล็อกของระบบยก

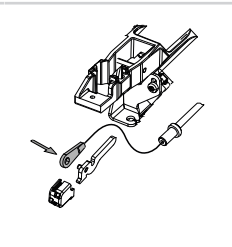


▶ จัดตำแหน่งหัวล็อก

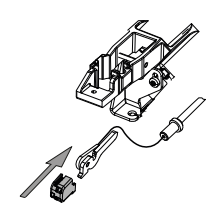


▶ ตัดสายดึงเข้ากับตัวยึด

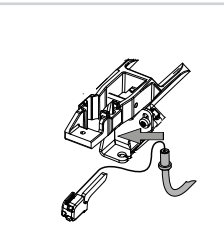


▶ ดึงก้านล็อกของระบบยกไปตามกรอบ

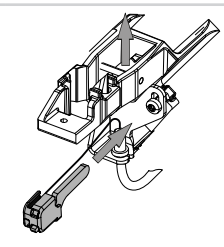


▶ จับก้านล็อกของระบบยกให้หันขึ้นข้างบน
▶ จัดตำแหน่งให้ก้านล็อกของระบบยกอยู่ทางขวา

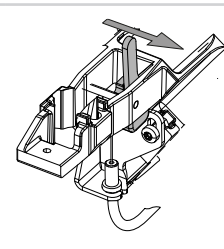


▶ ตัดก้านล็อกของระบบยกให้เข้าที่

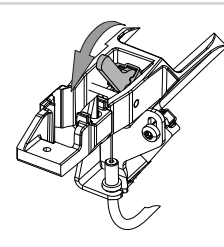


▶ ดันก้านล็อกของระบบยกไปทางซ้าย
⇒ แล้วก้านล็อกของระบบยกจะยึดเข้าที่

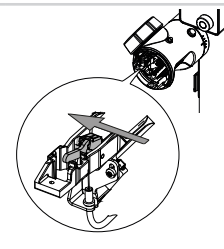


▶ ตัดด้ามจับปรับความสูง

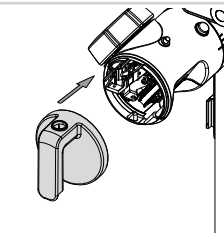


- ▶ จัดตำแหน่งสกรู แล้วขันให้แน่น

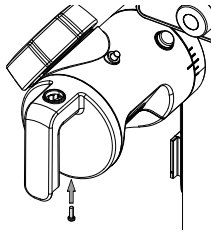

- ▶ จัดตำแหน่งจุดปิดของด้ามจับปรับ
ความสูง
- ▶ จัดตำแหน่งสกรู แล้วขันให้แน่น

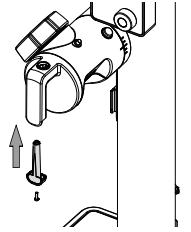

- ▶ ตัดปุ่มปรับความสูง

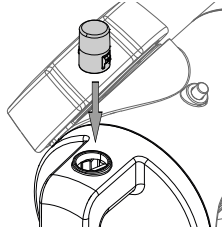

- ▶ ตรวจสอบดูว่าฟังก์ชันทุกอย่างของอุปกรณ์ยังทำงานได้ตามปกติ
- ▶ เตรียมอุปกรณ์ ดูกทเพิ่มเติมตามส่วนประกอบที่ส่งมาให้