

Lengan penggerak rotary R-80

Temukan informasi dan panduan selengkapnya melalui referensi media kami:



www.buchi.com/r-80/service



CATATAN

Membaca dan mengikuti petunjuk dalam dokumen ini tidak menggantikan membaca dan mengikuti petunjuk dalam panduan pengoperasian.

- ▶ Pengoperasian ini harus dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi, berwenang, dan terlatih sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku.
- ▶ Hanya lakukan pekerjaan servis yang diuraikan di bagian ini.
- ▶ Hanya gunakan suku cadang BUCHI asli untuk memastikan pengoperasian yang benar dan mempertahankan garansi.
- ▶ Lakukan servis yang diuraikan di bagian ini untuk memperpanjang masa pakai instrumen.

Lengan penggerak rotary R-80

	No. Pesanan	Gambar
Lengan penggerak rotary R-80, lengkap	11080630	


Alat

	No. Pesanan	Gambar
Torx ukuran 10	tidak ada	
Torx ukuran 20	tidak ada	
Obeng minus (Ukuran 2)	tidak ada	

Mengganti lengan penggerak rotary


Prasyarat:

- Cabut instrumen dari sambungan listrik.

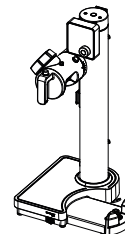


- ▶ Lepaskan semua sambungan.
- ▶ Lepaskan semua aksesori.
- ▶ Lepaskan semua komponen kaca.
- ▶ Lepaskan heating bath.


- ▶ Lepaskan tombol pengatur ketinggian dengan menariknya secara kuat dari pegangan pengatur ketinggian.

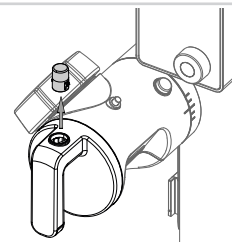


- ▶ Lepaskan sekrup.
- ▶ Lepaskan plug penutup pegangan pengatur ketinggian.

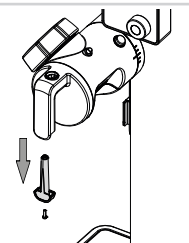


- ▶ Lepaskan sekrup.

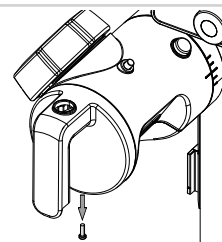


- ▶ Sisipkan obeng minus di bagian atas pegangan pengatur ketinggian.
- ▶ Geser obeng minus melalui celah pembentuk untuk melepas klip.

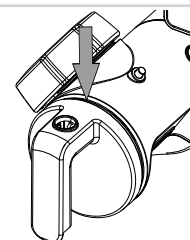


- ▶ Lepaskan pegangan pengatur ketinggian.

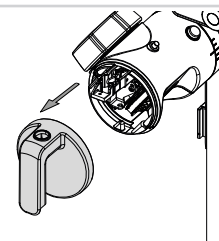


- ▶ Dorong kunci pengangkat tuas ke kanan.

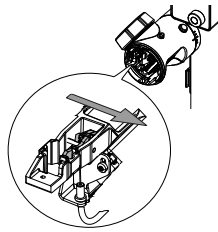


- ▶ Lepaskan kunci pengangkat tuas dengan menggerakannya ke atas.

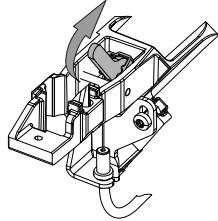


- ▶ Pegang kunci pengangkat tuas menghadap ke atas.

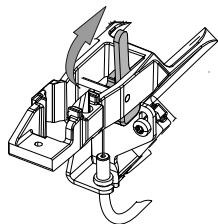


- ▶ Dorong kunci pengangkat tuas melalui rangka.

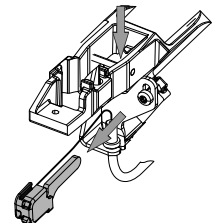


- ▶ Lepaskan kabel penarik dari braket.

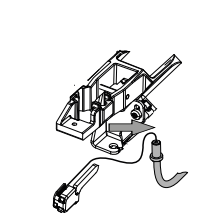


- ▶ Lepaskan tutup pengunci.

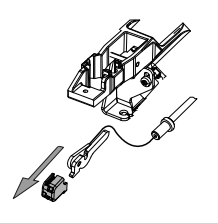


- ▶ Lepaskan kabel penarik.

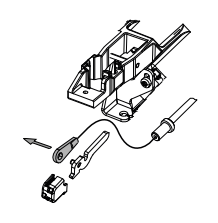


- ▶ Singkirkan komponen-komponennya.

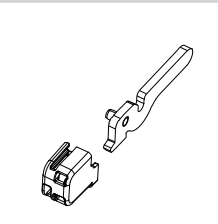


- ▶ Lepaskan sekrup, washer, dan seal.

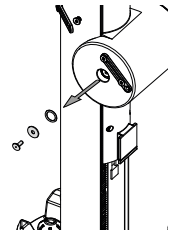


- ▶ Tekan tombol pengatur sudut dan lepaskan lengan penggerak rotary.

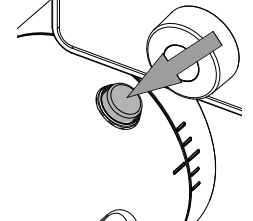


- ▶ Tarik lengan penggerak rotary hingga kabel pita terlihat.

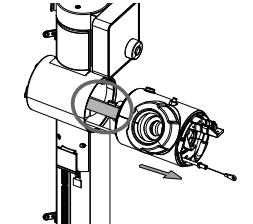

- ▶ Lepaskan kabel pita perlahan dari sambungan.

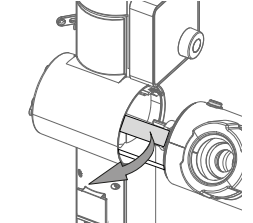


- ▶ Lepaskan lengan penggerak rotary.

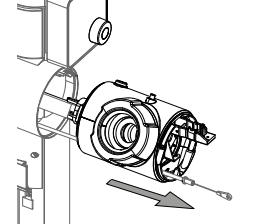


- ▶ Buang lengan penggerak rotary. Lihat "Panduan Pengoperasian Rotavapor® R-80".


- ▶ Dorong kabel penarik melalui takik lengan penggerak rotary dari belakang ke depan.
PEMBERITAHUAN! Kabel penarik seharusnya keluar dari takik yang ditunjukkan.

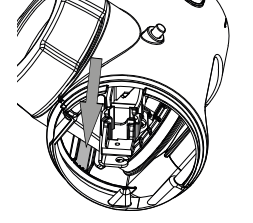


- ▶ Dorong sumbu lengan penggerak rotary perlahan pada tempatnya.

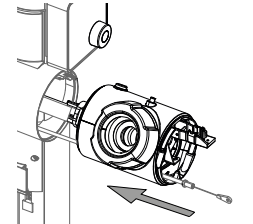


- ▶ Dorong kabel pita ke sambungan.

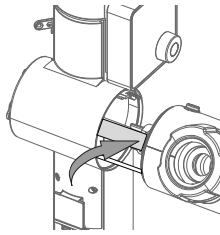


- ▶ Posisikan lengan penggerak rotary.

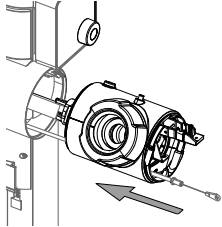


- ▶ Tekan tombol pengatur sudut dan kencangkan lengan penggerak rotary.

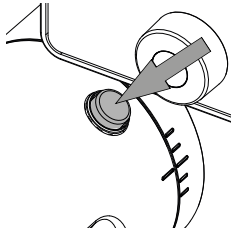


- ▶ Posisikan seal dan washer.
- ▶ Posisikan dan kencangkan sekrup.

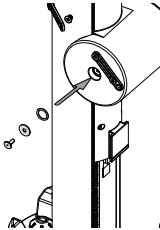


- ▶ Pasang kabel penarik pada kunci pengangkat tuas.

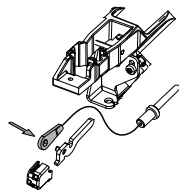


- ▶ Posisikan tutup pengunci.

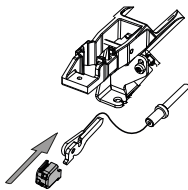


- ▶ Pasang kabel penarik pada braket.

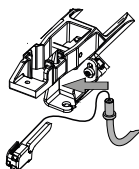


- ▶ Dorong kunci pengangkat tuas melalui rangka.

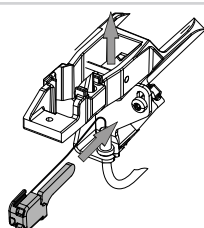


- ▶ Pegang kunci pengangkat tuas menghadap ke atas.
- ▶ Posisikan kunci pengangkat tuas di bagian kanan.

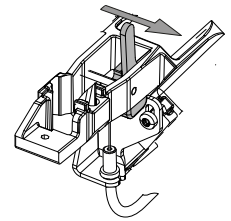


- ▶ Pasang kunci pengangkat tuas pada posisinya.

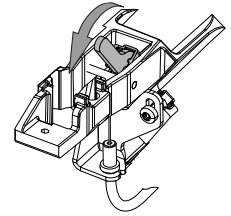


- ▶ Dorong kunci pengangkat tuas ke kiri.
- ⇒ Kunci pengangkat tuas sudah kencang.

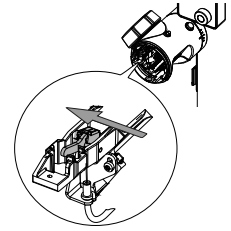


- ▶ Pasang pegangan pengatur ketinggian.

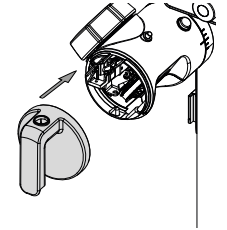


- ▶ Posisikan dan kencangkan sekrup.

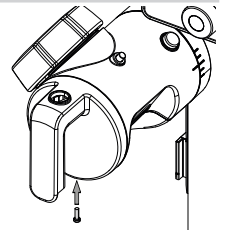

- ▶ Posisikan plug penutup pegangan pengatur ketinggian.
- ▶ Posisikan dan kencangkan sekrup.

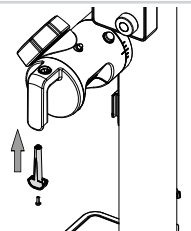

- ▶ Pasang tombol pengatur ketinggian.

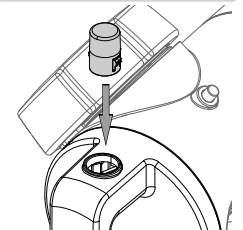

- ▶ Pastikan semua fungsi instrumen beroperasi dengan baik.
- ▶ Siapkan instrumen. Baca bab tambahan sesuai komponen yang dikirim.