

R-180 베이스

미디어 자료를 통해 더 많은 정보와 가이드를 확인하십시오.



www.buchi.com/r-180/installation



참고

본 문서의 가이드라인은 사용 설명서의 지침을 보완하는 역할을 합니다. 따라서 제품의 안전하고 올바른 사용을 위해 반드시 사용 설명서의 모든 가이드라인을 숙지하고 준수해 주시길 바랍니다.

- ▶ 이 작업은 해당 지역의 관련 규정에 따라 일정 자격을 갖춘 숙련된 공인 기술자가 수행해야 합니다.
- ▶ 이 섹션에 설명된 정비만 수행하십시오.
- ▶ 올바른 작동을 보장하고 품질 보증을 유지하려면 BUCHI 정품 교체 부품만 사용하십시오.
- ▶ 장비의 수명 유지를 위하여 이 섹션에 기술된 대로 유지보수 작업을 수행하십시오.

R-180 베이스

	주문 번호	이미지
R-180 베이스 100 – 120 V, 완제품	11084922	
R-180 베이스 200 – 240 V, 완제품	11084923	

도구

	주문 번호	이미지
Torx 크기 10	없음	
Torx 크기 20	없음	

베이스 교체



주의

전도성 부품의 전압

감전 위험

- ▶ 전기 장비를 취급할 때는 일반적인 안전 수칙을 준수하십시오.
- ▶ 전기 장비 관련 작업은 자격을 갖춘 공인 기술자가 수행해야 합니다.
- ▶ 기기를 열기 전에 전원 플러그를 분리합니다.
- ▶ 작동 중인 부품은 만지지 마십시오.



주의

ESD 보호 영역


민감한 구성 요소 손상

- ▶ 정전기 방전 보호 절차를 따릅니다.
- ▶ 내부 소재를 만지기 전에 올바르게 접지되었는지 먼저 확인합니다.


전제조건:

- 기기가 주 전원 공급장치에서 분리되어 있습니다.


- ▶ 모든 연결을 해제합니다.
- ▶ 모든 부속품을 제거합니다.
- ▶ 모든 유리 부품을 제거합니다.
- ▶ 향온 수조를 제거합니다.

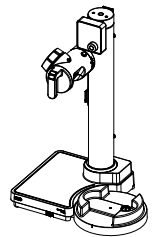


- ▶ 커버 가장자리가 보일 때까지 수조 베이스를 빼냅니다.

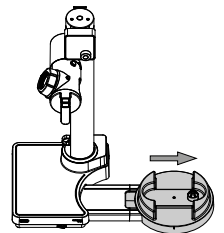


- ▶ 하부 케이블과 튜브 고정 장치를 제거합니다.

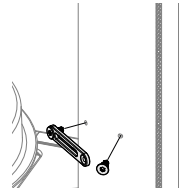


- ▶ 높이 조절 스톱퍼를 가장 높은 위치로 이동합니다.
- ▶ 고무 씬을 위로 올립니다.

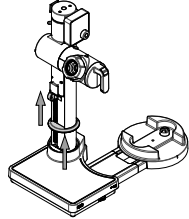


- ▶ 기기를 테이블 위에 수평으로 놓습니다.
- ▶ 화살표가 표시된 나사를 제거합니다.

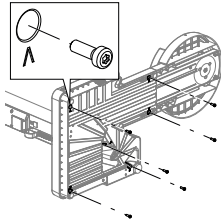


- ▶ 베이스 플레이트를 잡고 기기를 다시 똑바로 세웁니다.
- ▶ 베이스 커버를 완전히 들어올립니다.

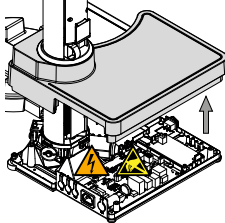


- ▶ 다른 드라이버로 베이스 커버를 고정합니다.

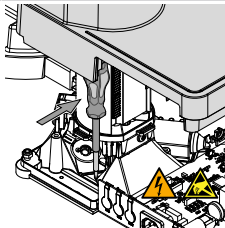


- ▶ 리본 케이블 세 개를 분리합니다.

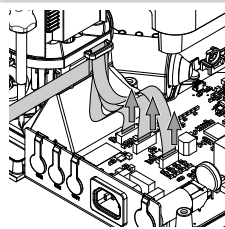


- ▶ 모터 케이블을 분리합니다.

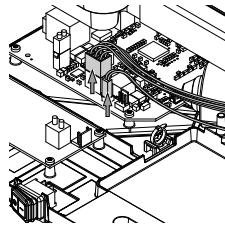


- ▶ 케이블 위치를 확인하면서 케이블 가이드에서 케이블을 조심스럽게 제거합니다.

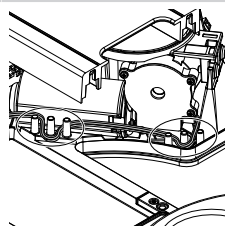


- ▶ 타워 나사를 완전히 한 바퀴 풀습니다.

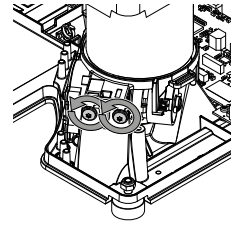

- ▶ 리본 케이블 아래의 타워 나사를 완전히 한 바퀴 풀습니다.

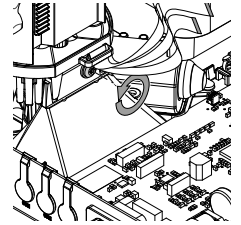


- ▶ 타워를 제거하여 따로 보관합니다.

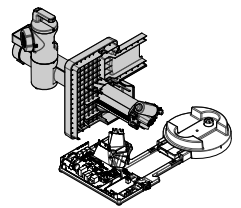


- ▶ 손상된 베이스 플레이트를 제거합니다.
- ▶ 베이스 플레이트를 폐기합니다. "Rotavapor® R-180 (회전증발농축기) 작동 설명서"를 참조하십시오.


- ▶ 새 베이스 플레이트 위에 타워를 설치합니다.
- ▶ 리본 케이블 아래에 있는 나사를 조입니다.

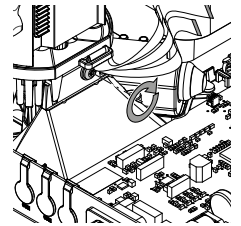


- ▶ 타워 나사를 조입니다.

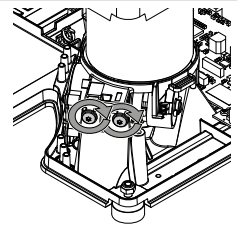


- ▶ 케이블을 케이블 가이드에 넣습니다.

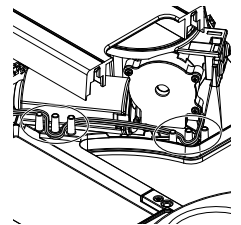


- ▶ 모터 케이블을 연결합니다.

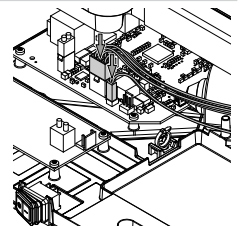


- ▶ 리본 케이블을 연결합니다.

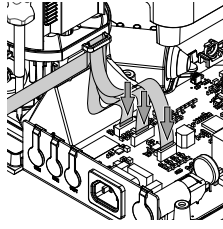


- ▶ 베이스 커버를 베이스 플레이트로 다시 이동합니다.

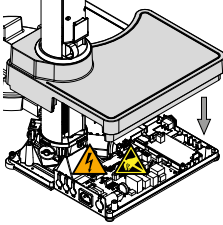


- ▶ 높이 조절 스톱퍼와 고무 실을 아래로 내립니다.

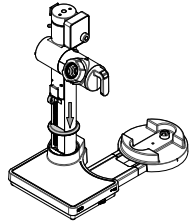


- ▶ 베이스 플레이트를 잡고 기기를 테이블 위에 수평으로 놓습니다.
- ▶ 나사를 끼우고 조입니다.

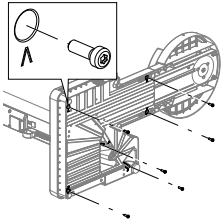

- ▶ 기기를 다시 똑바로 세웁니다.
- ▶ 하부 케이블과 튜브 고정 장치를 다시 조립합니다.

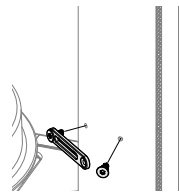

- ▶ 수조 베이스를 원래 위치로 밀어 넣습니다.

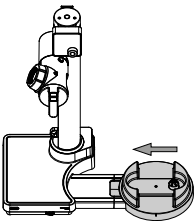

- ▶ 기기의 모든 기능이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- ▶ 기기를 준비합니다. 제공된 구성품에 대한 설명은 본 문서의 해당 내용을 참조하십시오.