

ฐานของ R-180

ค้นดูข้อมูลเชิงลึกและขอคำแนะนำเพิ่มเติมผ่านสื่อของเรา:



www.buchi.com/r-180/installation



หมายเหตุ

การอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานได้

- ▶ การใช้งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้รับอนุญาต และผ่านการฝึกอบรมในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น
- ▶ ดำเนินการบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เท่านั้น
- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่แท้จาก BUCHI เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการถูกต้องและเป็นการรักษาการรับประกันเอาไว้
- ▶ ดำเนินการบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ฐานของ R-180

	หมายเลขการ	ภาพ
	สั่งซื้อ	
ฐานของ R-180 100 – 120 V, ครบชุด	11084922	
ฐานของ R-180 200 – 240 V, ครบชุด	11084923	

เครื่องมือ

	หมายเลขการ	ภาพ
	สั่งซื้อ	
Torx ขนาด 10	ไม่มี	

หมายเลขการ

สั่งซื้อ

Torx ขนาด 20

ไม่มี



การเปลี่ยนฐาน



ระวัง

มีแรงดันไฟฟ้าที่ชิ้นส่วนที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

มีความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต

- ▶ ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทั่วไปเมื่อจัดการกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ▶ บุคลากรที่ทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้รับการอนุญาตและมีคุณสมบัติเหมาะสม
- ▶ ถอดปลั๊กไฟออกก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- ▶ ห้ามแตะต้องชิ้นส่วนใด ๆ ที่มีไฟฟ้าไหลอยู่



ระวัง

พื้นที่ที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)


ความเสียหายต่อส่วนประกอบที่มีความละเอียดอ่อน

- ▶ ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสมก่อนแตะต้องวัสดุใด ๆ ที่อยู่ภายใน


ข้อควรระวัง:

- ได้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องมือจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว


- ▶ ถอดการเชื่อมต่อทั้งหมด
- ▶ ถอดอุปกรณ์เสริมออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดชิ้นส่วนที่เป็นแก้วออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดอ่างให้ความร้อนออก

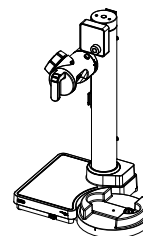


- ▶ ตั้งฐานอ้างอิงจนกว่าจะเห็นขอบของฝาครอบ

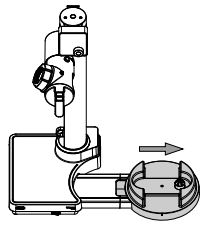


- ▶ ถอดสายด้านล่างและตัวเก็บสายออก

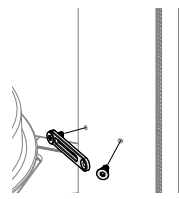


- ▶ เลื่อนตัวกั้นปรับความสูงไปยังตำแหน่งสูงสุด
- ▶ ขยับซิลยางขึ้นไป

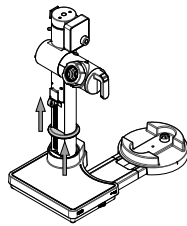


- ▶ วางเครื่องลงบนโต๊ะในแนวนอน
- ▶ ถอดสกรูที่มีเครื่องหมายลูกศรออก

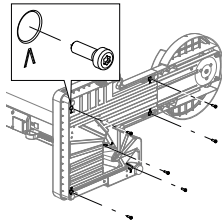


- ▶ จับแผ่นรองฐาน แล้วพลิกเครื่องกลับขึ้นมาในแนวตั้ง
- ▶ ยกฝาครอบฐานขึ้นจนสุด

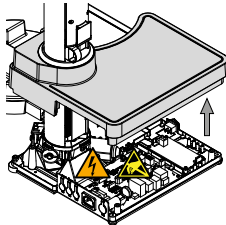


- ▶ ยึดฝาครอบฐานให้เข้าที่ด้วยไขควง

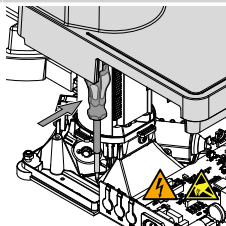


- ▶ ถอดสายแพ 3 สายออก

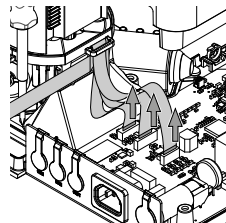


- ▶ ถอดสายไฟของมอเตอร์ออก

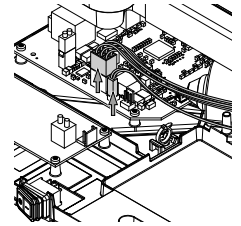


- ▶ ถอดสายเคเบิลออกจากรางอย่างระมัดระวัง โดยจดจำตำแหน่งสายเคเบิลไว้

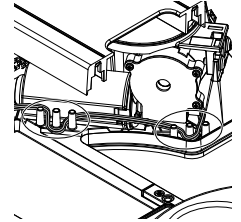


- ▶ คลายสกรูยึดเสาออกโดยหมุน 1 รอบ

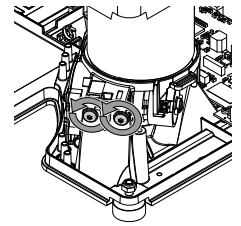

- ▶ คลายสกรูยึดเสาใต้สายแพออกโดยหมุน 1 รอบ

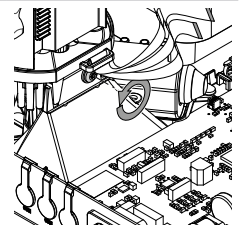


- ▶ ถอดเสาออกและวางไว้ข้างๆ

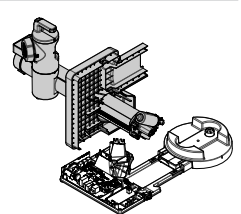


- ▶ ถอดแผ่นรองฐานที่ชำรุดออก
- ▶ กำจัดแผ่นรองฐานทิ้ง ดู "คู่มือการใช้งาน Rotavapor® R-180 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)"


- ▶ ตั้งเสาบนแผ่นรองฐานใหม่
- ▶ ขันสกรูใต้สายแพให้แน่น

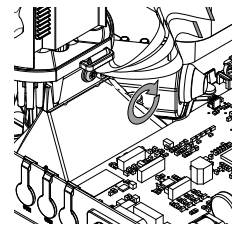


- ▶ ขันสกรูยึดเสาให้แน่น

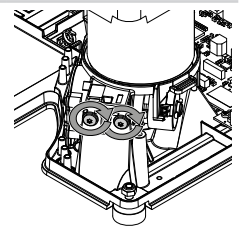


- ▶ วางสายเคเบิลเข้าไปในราง

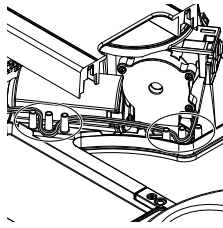


- ▶ เชื่อมต่อสายไฟของมอเตอร์

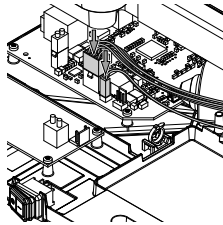


- ▶ เชื่อมต่อสายแพ

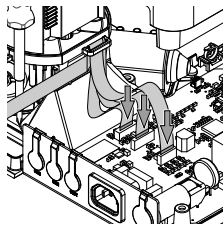


- ▶ เลื่อนฝาครอบฐานกลับเข้ามาบนแผ่นรองฐาน

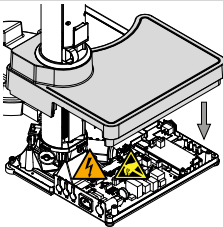


- ▶ เลื่อนตัวกั้นปรับความสูงและซีลยางลงมา

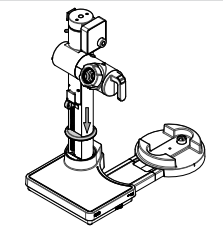


- ▶ จับแผ่นรองฐาน แล้ววางเครื่องลงบนโต๊ะในแนวนอน

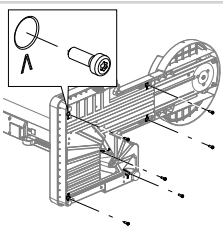


- ▶ จัดตำแหน่งสกรู แล้วขันให้แน่น

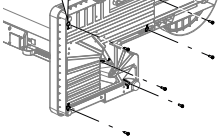

- ▶ พลิกเครื่องกลับขึ้นมาในแนวตั้ง
- ▶ ตัดสายด้านล่างและตัวเก็บสายอีกครั้ง

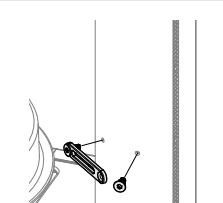

- ▶ ดันฐานอ่างกลับเข้าที่เดิม

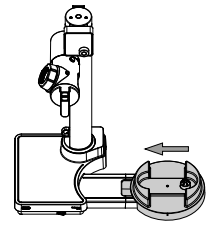

- ▶ ตรวจสอบดูว่าฟังก์ชันทุกอย่างของเครื่องยังทำงานได้ตามปกติ

- ▶ เตรียมเครื่อง ดูกทเพิ่มเติมตามส่วนประกอบที่ส่งมาให้