

Basis R-180

Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie hier:



www.buchi.com/r-180/installation



HINWEIS

Das Lesen und Befolgen der Anweisungen in diesem Dokument ersetzt nicht das Lesen und Befolgen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Dieser Vorgang muss von entsprechend qualifizierten, befugten und geschulten Technikern in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- ▶ Nur die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.
- ▶ Nur Originalzubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien von BÜCHI verwenden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und die Garantie zu erhalten.
- ▶ Zur Verlängerung der Gerätelebensdauer die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.

Basis R-180

	Bestellnr.	Abbildung
Basis R-180 100 – 120 V, komplett	11084922	
Basis R-180 200 – 240 V, komplett	11084923	

Werkzeuge

	Bestellnr.	Abbildung
Torx Grösse 10	keine	
Torx Grösse 20	keine	

Austauschen der Basis



VORSICHT

Elektrische Spannung an leitenden Teilen

Stromschlaggefahr

- ▶ Beim Umgang mit elektrischen Geräten die allgemeinen Sicherheitsvorschriften beachten.
- ▶ Arbeiten an elektrischen Geräten müssen von entsprechend befugtem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- ▶ Vor dem Öffnen des Geräts den Netzstecker ziehen.
- ▶ Keine spannungsführenden Teile berühren.



VORSICHT

ESD-Schutzbereich


Beschädigung empfindlicher Komponenten

- ▶ Schutzverfahren im Hinblick auf elektrostatische Entladung anwenden.
- ▶ Vor dem Berühren von Materialien im Inneren ist eine ordnungsgemässe Erdung des Anwenders sicherzustellen.


Voraussetzung:

- Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.


- ▶ Alle Anschlüsse abziehen.
- ▶ Alle Zubehörteile entfernen.
- ▶ Alle Glaskomponenten entfernen.
- ▶ Das Heizbad entfernen.

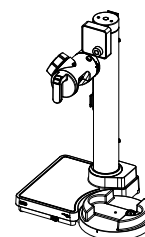


- ▶ Den Wannenboden herausziehen, bis die Kante der Abdeckung sichtbar ist.

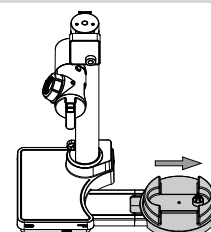


- ▶ Die untere Kabel- und Schlauchbefestigung entfernen.

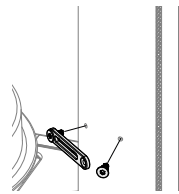


- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung in die höchste Position bringen.
- ▶ Gummidichtung nach oben schieben.

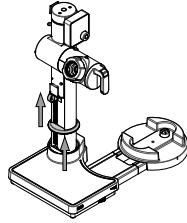


- ▶ Das Gerät horizontal auf einen Tisch legen.
- ▶ Die Schrauben an der Pfeilmarkierung entfernen.

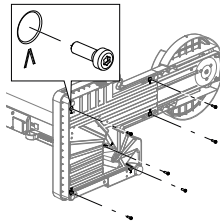


- ▶ Die Grundplatte festhalten und das Gerät wieder in die aufrechte Position bringen.
- ▶ Die Grundplattenabdeckung vollständig anheben.

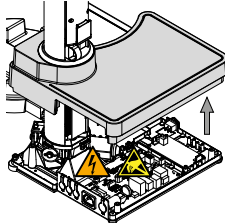


- ▶ Die Grundplattenabdeckung mit einem anderen Schraubendreher sichern.

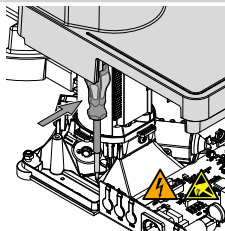


- ▶ Die drei Flachbandkabel trennen.

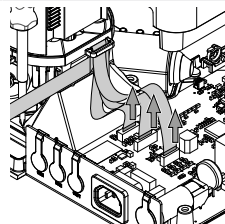


- ▶ Die Motorkabel trennen.

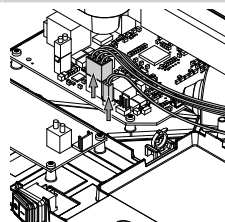


- ▶ Die Kabel vorsichtig aus der Kabelführung entfernen und dabei auf die Kabelpositionen achten.

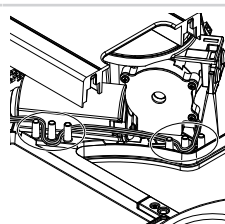


- ▶ Die Turmschrauben um eine volle Umdrehung lockern.

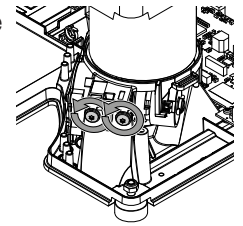

- ▶ Die Turmschraube unter dem Flachbankkabel um eine volle Umdrehung lockern.

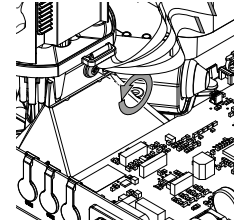


- ▶ Den Turm entfernen und beiseite legen.

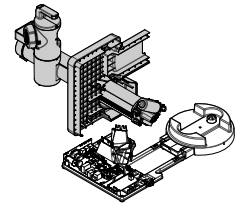


- ▶ Die beschädigte Grundplatte entfernen.
- ▶ Die Grundplatte entsorgen. Siehe die "Bedienungsanleitung für den Rotavapor® R-180".


- ▶ Den Turm auf die neue Grundplatte setzen.
- ▶ Die Schraube unter dem Flachbandkabel festziehen.

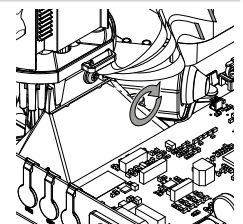


- ▶ Die Turmschrauben festziehen.

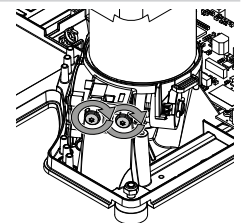


- ▶ Die Kabel in die Kabelführung legen.

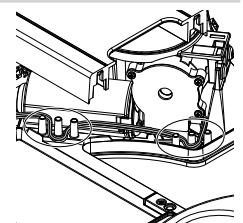


- ▶ Die Motorkabel anschliessen.

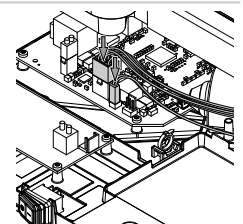


- ▶ Die Flachbandkabel anschliessen.

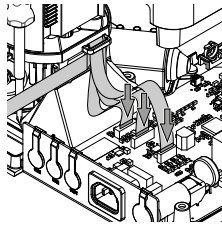


- ▶ Die Grundplattenabdeckung wieder auf die Grundplatte schieben.

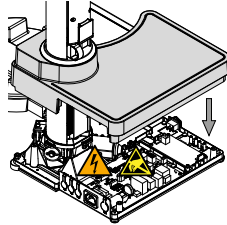


- ▶ Den Anschlag der Höheneinstellung und die Gummidichtung nach unten schieben.

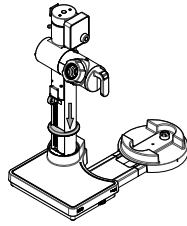


- ▶ Die Grundplatte festhalten und das Gerät horizontal auf einen Tisch legen.
- ▶ Die Schrauben einsetzen und festziehen.

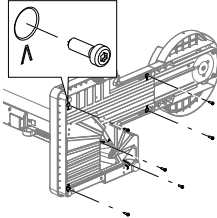

- ▶ Das Gerät wieder in die aufrechte Position bringen.
- ▶ Die untere Kabel- und Schlauchbefestigung erneut anbringen.

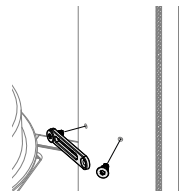

- ▶ Den Wannenboden wieder in Position bringen.

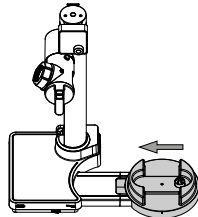

- ▶ Überprüfen, ob alle Gerätefunktionen ordnungsgemäss funktionieren.
- ▶ Das Gerät vorbereiten. Siehe zusätzliches Kapitel je nach ausgelieferten Komponenten.