

Gasdruckfeder R-180

Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie hier:



www.buchi.com/r-180/installation



HINWEIS

Das Lesen und Befolgen der Anweisungen in diesem Dokument ersetzt nicht das Lesen und Befolgen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Dieser Vorgang muss von entsprechend qualifizierten, befugten und geschulten Technikern in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- ▶ Nur die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.
- ▶ Nur Originalzubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien von BÜCHI verwenden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und die Garantie zu erhalten.
- ▶ Zur Verlängerung der Gerätelebensdauer die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.

Gasdruckfeder R-180

	Bestellnr.	Abbildung
Gasdruckfeder, komplett	11083854	


Werkzeuge

	Bestellnr.	Abbildung
Torx Grösse 20	keine	

Austauschen der Gasdruckfeder


Voraussetzung:

- Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen.

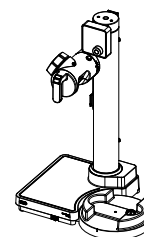


- ▶ Alle Anschlüsse ausser den Netzstrom entfernen.
- ▶ Alle Zubehörteile entfernen.
- ▶ Alle Glaskomponenten entfernen.
- ▶ Das Heizbad entfernen.


- ▶ Das Gerät einschalten.
- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs in die mittlere Position bewegen.

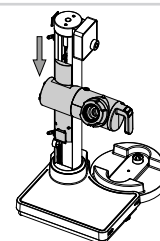


- ▶ Das Gerät auf einen Tisch legen.
- ▶ Einen Karton unter den oberen Teil des Turms legen, sodass der Turm horizontal liegt.

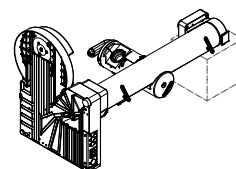


- ▶ **ACHTUNG! Durch den Gegendruck kann die Gasdruckfeder herauspringen.** Die beiden Schrauben entfernen.

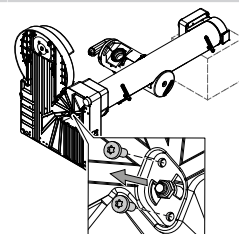

- ▶ Die Gasdruckfeder herausziehen.

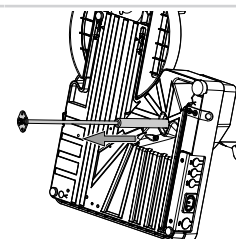


- ▶ Auf die Ausrichtung des oberen Endes der Gasdruckfeder achten.
- ▶ Die Gasdruckfeder beiseite legen.

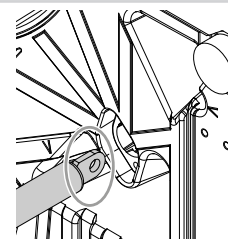


- ▶ Die Gasdruckfeder entsorgen. Siehe die "Bedienungsanleitung für den Rotavapor® R-180".




- ▶ Die neue Gasdruckfeder mit dem oberen Ende in der gleichen Ausrichtung wie die ausgebaute Gasdruckfeder positionieren.

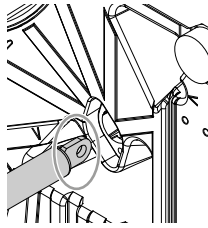


- ▶ Die neue Gasdruckfeder vorsichtig einsetzen und dabei den Arm des Rotationsantriebs nach oben bewegen.

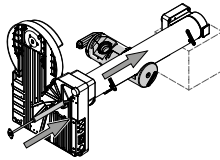

- ▶ Die beiden Schrauben festziehen.

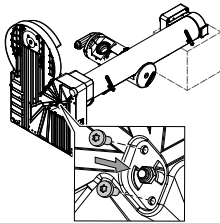

- ▶ Das Gerät wieder in die aufrechte Position bringen.
- ▶ Um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, den Arm des Rotationsantriebs in seine höchste und niedrigste Position bewegen.

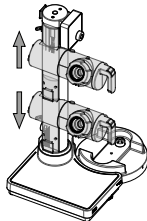

- ▶ Überprüfen, ob alle Gerätefunktionen ordnungsgemäss funktionieren.
- ▶ Das Gerät vorbereiten. Siehe zusätzliches Kapitel je nach ausgelieferten Komponenten.