

ガススプリング R-180

当社のメディアリソースを通じて、さらに多くの分析情報とガイダンスを得ることができます。



www.buchi.com/r-180/installation



備考

本書の指示内容を読んで従っても、取扱説明書の指示内容を読んで従うことに代わるものではありません。

- ▶ この作業は、有資格で、認定され、訓練を受けた技術者が、現地の該当する規制に従って実施する必要があります。
- ▶ このセクションに記載されているサービスのみを実施してください。
- ▶ 適正な動作と製品保証を維持するため、BUCHIの純正スペアパーツを使用してください。
- ▶ このセクションに記載されているサービスを実施すると、機器の寿命を延ばすことができます。

ガススプリング R-180

	注文番号	イラスト
ガススプリング、一式	11083854	


ツール

	注文番号	イラスト
トルクスサイズ 20	なし	


ガススプリングの交換

条件:


- 機器を主電源に接続します。
- ▶ 主電源以外の接続をすべて取り外します。
- ▶ すべてのアクセサリを取り外します。
- ▶ すべてのガラス部品を取り外します。
- ▶ ヒーティングバスを取り外します。

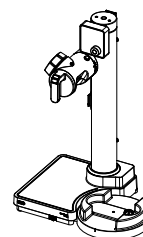


- ▶ 機器の電源をオンにします。
- ▶ ロータリッドライブアームを中間位置に移動します。

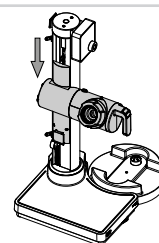


- ▶ 器具をテーブルの上に置きます。
- ▶ タワーの上部の下にボックスを置き、タワーが水平になるようにします。

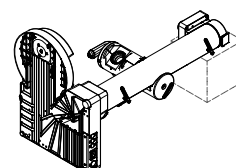


- ▶ **注意事項** ガススプリングは背圧により飛び出すことがあります。2本のネジを外します。

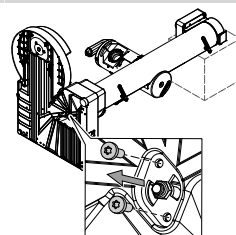

- ▶ ガススプリングを引き抜きます。

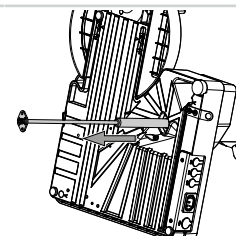


- ▶ ガススプリングの上端の向きに注意してください。
- ▶ ガススプリングを脇に置きます。

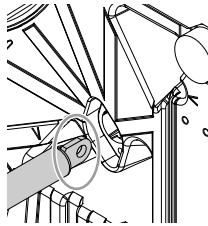


- ▶ そのガススプリングを廃棄します。「ロータリーエバポレーター R-180 取扱説明書」を参照してください。


- ▶ 新しいガススプリングの上端を、取り外したガススプリングと同じ向きにして配置します。

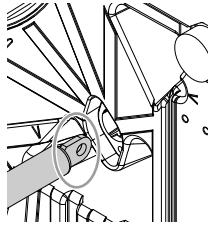


- ▶ ロータリードライブアームを上を動かしながら、新しいガススプリングを慎重に挿入します。

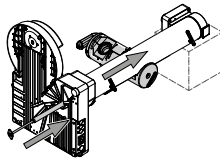

- ▶ 2本のネジを締めます。

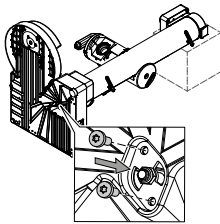

- ▶ 機器を直立位置に戻します。
- ▶ 適切に機能するか確認するには、ロータリードライブアームを最高位置と最低位置に移動します。

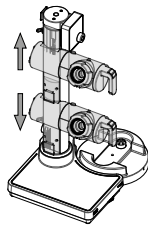

- ▶ 機器の機能がすべて正常に動作していることを確認します。
- ▶ 機器を準備します。提供されたコンポーネントに応じて、別の章を参照してください。