

Resorte de gas R-180

Obtenga más información y asesoramiento a través de nuestros recursos en las redes sociales:



www.buchi.com/r-180/installation




NOTA

El hecho de leer y seguir las instrucciones de este documento no sustituye la lectura y el seguimiento de las instrucciones del manual de funcionamiento.

- ▶ Esta operación debe realizarla el personal de servicio técnico cualificado, autorizado y formado, de acuerdo con las normativas locales aplicables.
- ▶ Lleve a cabo únicamente el servicio descrito en esta sección.
- ▶ Use solo piezas de repuesto de BUCHI originales para asegurarse de que funcione correctamente y mantener la validez de la garantía.
- ▶ Lleve a cabo las operaciones descritas en esta sección para prolongar la vida útil del instrumento.

Resorte de gas R-180

	N.º de pedido	Figura
Resorte de gas, completo	11083854	


Herramientas

	N.º de pedido	Figura
Tamaño Torx 20	Ninguno	

Sustituya el resorte de gas


Requisito:

- El instrumento está conectado a la red eléctrica.

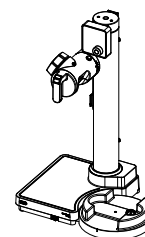


- ▶ Retire todas las conexiones que no se hayan establecido con el suministro de la red eléctrica.
- ▶ Retire todos los accesorios.
- ▶ Retire todos los componentes de vidrio.
- ▶ Retire el baño termostático.

- ▶ Encienda el instrumento.
- ▶ Mueva la unidad de movimiento rotatorio a la posición intermedia.

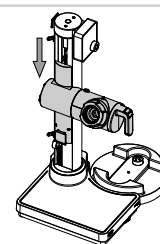


- ▶ Coloque el instrumento sobre una mesa.
- ▶ Coloque una caja debajo de la parte superior de la torre de forma que esta última quede en posición horizontal.

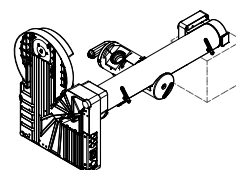


- ▶ **¡AVISO! El resorte de gas puede extraerse debido a la contrapresión.**


Retire los dos tornillos.

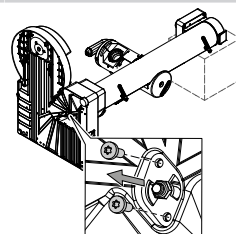

- ▶ Extraiga el resorte de gas.

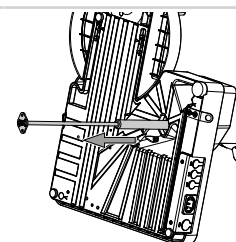


- ▶ Preste atención a la orientación del extremo superior del resorte de gas.
- ▶ Deje el resorte de gas a un lado.

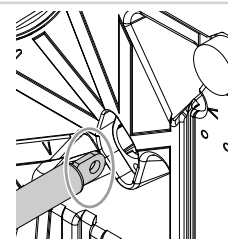


- ▶ Deseche el resorte de gas. Consulte el "*Manual de funcionamiento de Rotavapor® R-180*".


- ▶ Instale el resorte de gas nuevo con el extremo superior colocado en la misma orientación del resorte de gas que ha desmontado.

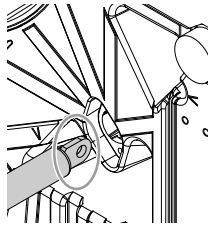


- ▶ Inserte con cuidado el resorte de gas nuevo, mientras mueve la unidad de movimiento rotatorio hacia arriba.

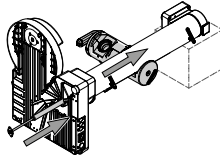

- ▶ Apriete los dos tornillos.

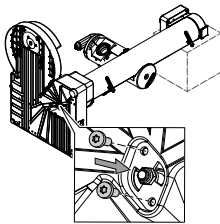

- ▶ Vuelva a colocar el instrumento en posición vertical.
- ▶ Para comprobar que el instrumento funciona correctamente, mueva la unidad de movimiento rotatorio a sus posiciones más alta y más baja.

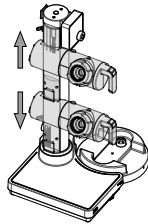

- ▶ Compruebe que todas las funciones del instrumento funcionan correctamente.
- ▶ Prepare el instrumento. Consulte el capítulo adicional según los componentes suministrados.