

# Interface R-180

Accédez à des informations et conseils supplémentaires grâce à nos ressources média :



[www.buchi.com/r-180/installation](http://www.buchi.com/r-180/installation)




## REMARQUE

La lecture et le respect des instructions contenues dans ce document ne vous dispensent pas de lire et d'observer les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

- ▶ Cette procédure réservée aux techniciens qualifiés, autorisés et formés doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur.
- ▶ N'effectuez que l'opération d'entretien décrite dans cette section.
- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange BUCHI d'origine afin d'assurer un fonctionnement correct et de préserver la garantie.
- ▶ Effectuez l'opération d'entretien décrite dans cette section pour prolonger la durée de vie de l'instrument.

## Interface R-180

	Réf. article	Schéma
Interface R-80 / R-180, complète	11080629	


## Outils

	Réf. article	Schéma
Torx taille 10	Aucune	

## Remplacement de l'interface


Condition requise :

- L'instrument est déconnecté de l'alimentation principale.

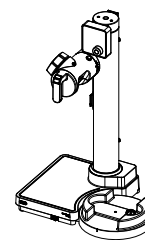


- ▶ Débranchez toutes les connexions.
- ▶ Retirez tous les accessoires.
- ▶ Retirez toutes les pièces en verre.
- ▶ Retirez le bain thermostaté.

- ▶ Retirez les quatre vis.

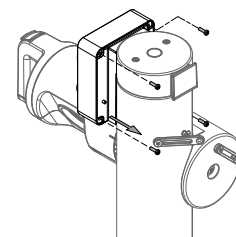


- ▶ Ouvrez le boîtier d'interface avec précaution.

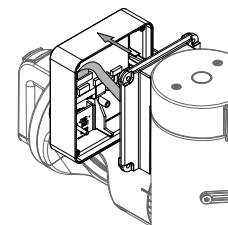

- ▶ Ouvrez le connecteur ruban avec le doigt.

**AVIS ! N'utilisez pas de tournevis pour ouvrir les connecteurs ruban. Vous pourriez endommager les broches et le câble plat.**

- ▶ Retirez délicatement le câble plat.

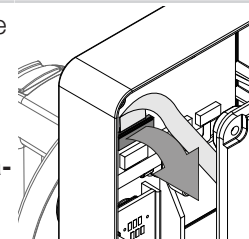


- ▶ Retirez l'interface endommagée.


- ▶ Conservez le joint.

- ▶ Mettez l'interface au rebut. Reportez-vous au "manuel d'utilisation du Rotavapor® R-180".


- ▶ Repositionnez le joint.

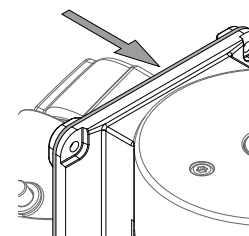


- ▶ Munissez-vous de la nouvelle interface.
- ▶ Introduisez avec précaution le câble plat dans le connecteur ruban.

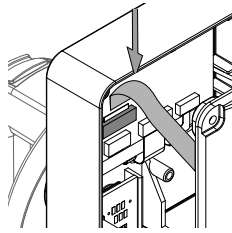

- ▶ Fermez le connecteur ruban avec le doigt.  
**AVIS ! N'utilisez pas de tournevis pour fermer les connecteurs ruban. Vous pourriez endommager les broches et le câble plat.**

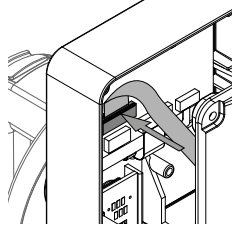

- ▶ Positionnez le boîtier d'interface.
- ▶ Secouez légèrement le boîtier d'interface pour que le joint reste en place et pour ne pas l'endommager.

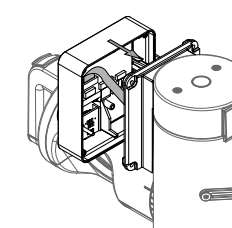

- ▶ Positionnez et serrez les quatre vis.

