

Interface R-180

Obtenha mais insights e orientações por meio de nossos recursos de mídia:



www.buchi.com/r-180/installation



NOTA

Ler e seguir as instruções deste documento não substitui ler e seguir as instruções do manual de operação.

- ▶ Esta operação deve ser realizada por técnicos qualificados, autorizados e treinados, de acordo com as normas locais aplicáveis.
- ▶ Realize o serviço descrito nesta seção.
- ▶ Use apenas peças de reposição originais da BUCHI para garantir o funcionamento correto e preservar a garantia.
- ▶ Execute o serviço descrito nesta seção para prolongar a vida útil do instrumento.

Interface R-180

	Número do pedido	Imagem
Interface R-80/R-180, completa	11080629	


Ferramentas

	Número do pedido	Imagem
Torx tamanho 10	nenhum	


Substituição da interface

Pré-requisito:


- O equipamento está desconectado da rede elétrica.
- ▶ Remova todas as conexões.
- ▶ Remova todos os acessórios.
- ▶ Remova todas as vidrarias.
- ▶ Remova o banho de aquecimento.

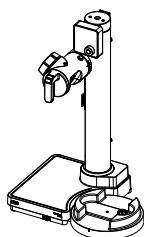

- ▶ Remova os quatro parafusos.

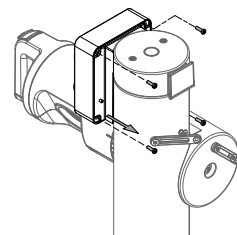


- ▶ Abra cuidadosamente a tampa traseira da interface.

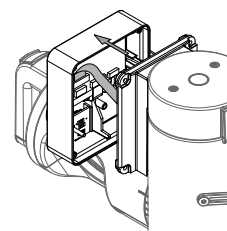

- ▶ Abra o conector flat usando o dedo.


AVISO! Não use uma chave de fenda para abrir conectores flat. Isso pode danificar os pinos e o cabo flat.

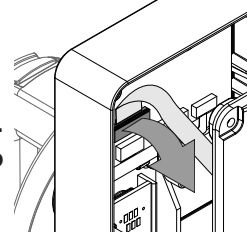


- ▶ Remova cuidadosamente o cabo flat.

- ▶ Remova a interface danificada.
- ▶ Mantenha a vedação.
- ▶ Descarte a interface. Consulte o "Manual de operação do Rotavapor® R-180".

- ▶ Reposicione a vedação.

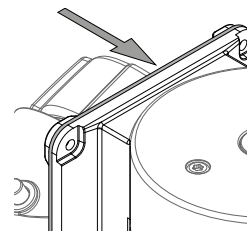


- ▶ Pegue a nova interface.
- ▶ Guie cuidadosamente o cabo flat ao conector flat.

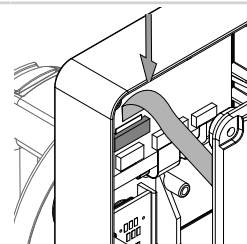


- ▶ Feche o conector flat usando o dedo.

AVISO! Não use uma chave de fenda para fechar os conectores flat. Isso pode danificar os pinos e o cabo flat.

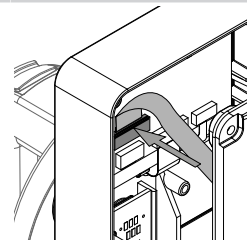

- ▶ Posicione a tampa traseira da interface.
- ▶ Movimente suavemente a tampa traseira da interface para que a vedação permaneça na posição e para evitar danos à vedação.

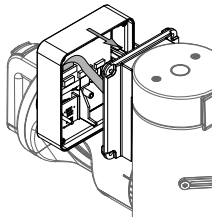

- ▶ Posicione e aperte os quatro parafusos.

