

Arm des Rotationsantriebs R-180

Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie hier:



www.buchi.com/r-180/installation



HINWEIS

Das Lesen und Befolgen der Anweisungen in diesem Dokument ersetzt nicht das Lesen und Befolgen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

- ▶ Dieser Vorgang muss von entsprechend qualifizierten, befugten und geschulten Technikern in Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- ▶ Nur die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.
- ▶ Nur Originalzubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien von BÜCHI verwenden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten und die Garantie zu erhalten.
- ▶ Zur Verlängerung der Gerätelebensdauer die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.

Arm des Rotationsantriebs R-180

	Bestellnr.	Abbildung
Arm des Rotationsantriebs R-180, komplett	11082708	

Werkzeuge


	Bestellnr.	Abbildung
Torx Grösse 20	keine	

Austauschen des Arms des Rotationsantriebs


Voraussetzung:

- Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.


- ▶ Alle Anschlüsse abziehen.
- ▶ Alle Zubehörteile entfernen.
- ▶ Alle Glaskomponenten entfernen.
- ▶ Das Heizbad entfernen.

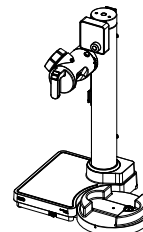


- ▶ Die Schraube, die Unterlegscheibe und die Dichtung entfernen.

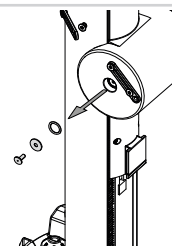


- ▶ Die Taste zur Winkeleinstellung drücken und den Arm des Rotationsantriebs lösen.

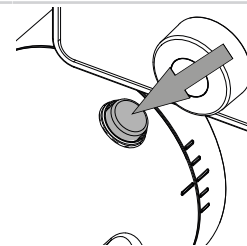


- ▶ Am Arm des Rotationsantriebs ziehen, bis das Flachbandkabel sichtbar ist.

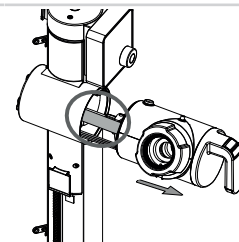


- ▶ Das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Anschluss entfernen.

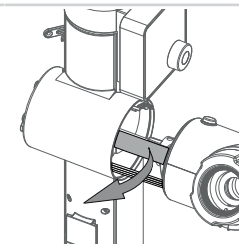

- ▶ Langsam am Arm des Rotationsantriebs ziehen, bis das Kabel greifbar ist.
- ▶ Das Kabel trennen.

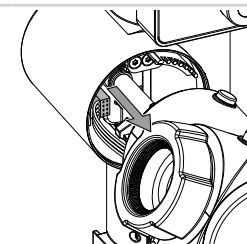


- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs entfernen und beiseite legen.

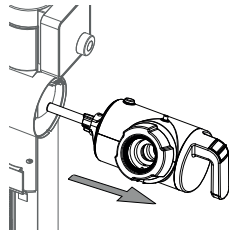


- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs entsorgen. Siehe die "Bedienungsanleitung für den Rotavapor® R-180".


- ▶ Die Achse des Arms des Rotationsantriebs vorsichtig in Position bringen.

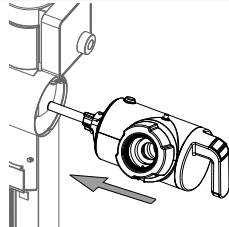


- ▶ Das Kabel anschliessen.
- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs leicht hineinschieben.

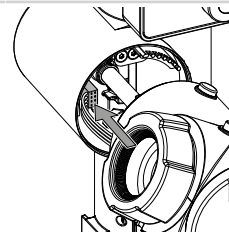


- ▶ Das Flachbandkabel vorsichtig anschliessen.

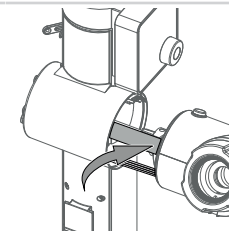


- ▶ Den Arm des Rotationsantriebs anbringen.

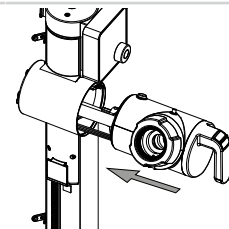

- ▶ Die Taste zur Winkeleinstellung drücken und den Arm des Rotationsantriebs befestigen.

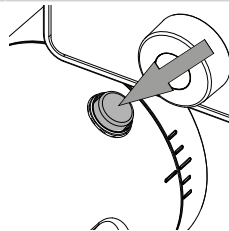

- ▶ Die Dichtung und die Unterlegscheibe einsetzen.
- ▶ Die Schraube einsetzen und festziehen.

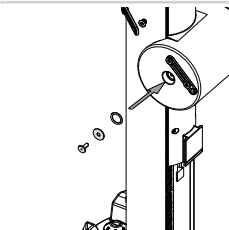

- ▶ Überprüfen, ob alle Gerätefunktionen ordnungsgemäss funktionieren.
- ▶ Das Gerät vorbereiten. Siehe zusätzliches Kapitel je nach ausgelieferten Komponenten.