

Braço da unidade de rotação R-180

Obtenha mais insights e orientações por meio de nossos recursos de mídia:



www.buchi.com/r-180/installation



NOTA

Ler e seguir as instruções deste documento não substitui ler e seguir as instruções do manual de operação.

- ▶ Esta operação deve ser realizada por técnicos qualificados, autorizados e treinados, de acordo com as normas locais aplicáveis.
- ▶ Realize o serviço descrito nesta seção.
- ▶ Use apenas peças de reposição originais da BUCHI para garantir o funcionamento correto e preservar a garantia.
- ▶ Execute o serviço descrito nesta seção para prolongar a vida útil do instrumento.

Braço da unidade de rotação R-180

	Número do pedido	Imagem
Braço da unidade de rotação R-180, completo	11082708	


Ferramentas

	Número do pedido	Imagem
Torx tamanho 20	nenhum	


Substituição do braço da unidade de rotação

Pré-requisito:


- O equipamento está desconectado da rede elétrica.
- ▶ Remova todas as conexões.
- ▶ Remova todos os acessórios.
- ▶ Remova todas as vidrarias.
- ▶ Remova o banho de aquecimento.

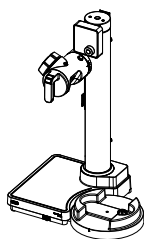


- ▶ Remova o parafuso, a arruela e a vedação.

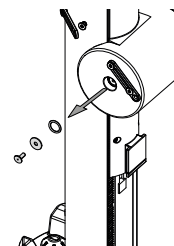


- ▶ Pressione o botão de ajuste do ângulo e solte o braço da unidade de rotação.

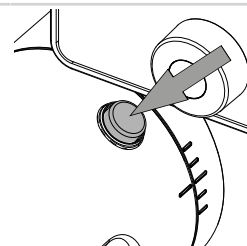


- ▶ Puxe o braço da unidade de rotação até que o cabo flat fique visível.

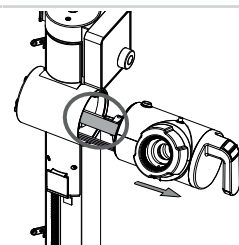


- ▶ Remova cuidadosamente o cabo flat do conector.

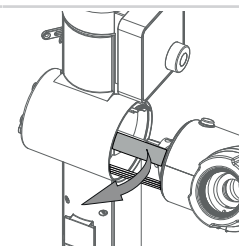

- ▶ Puxe cuidadosamente o braço da unidade de rotação até que o cabo fique acessível.
- ▶ Desconecte o cabo.

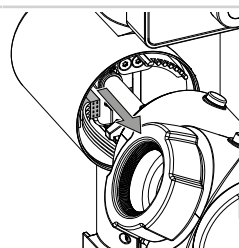


- ▶ Remova o braço da unidade de rotação e reserve.

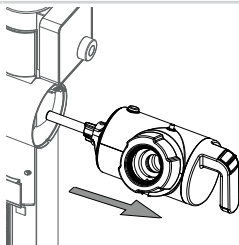


- ▶ Descarte o braço da unidade de rotação. Consulte o "Manual de operação do Rotavapor® R-180".




- ▶ Oriente cuidadosamente o eixo do braço da unidade de rotação no lugar.

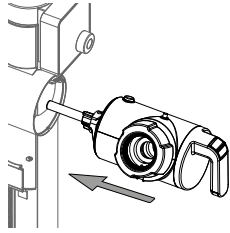


- ▶ Conecte o cabo.
- ▶ Deslize minimamente o braço da unidade de rotação.

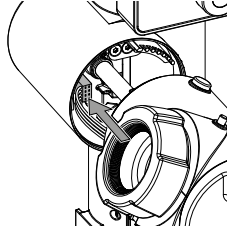


- ▶ Conecte o cabo flat com cuidado.

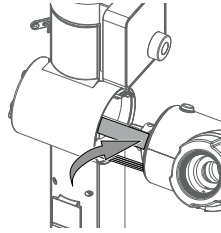


- ▶ Posicione o braço da unidade de rotação.

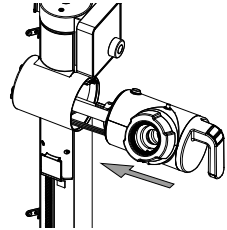

- ▶ Pressione o botão de ajuste do ângulo e prenda o braço da unidade de rotação.

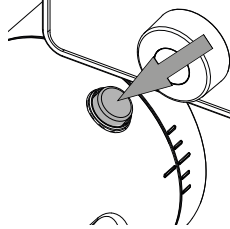

- ▶ Posicione a vedação e a arruela.
- ▶ Posicione e aperte o parafuso.

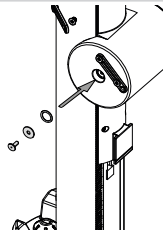

- ▶ Verifique se todas as funções do instrumento estão funcionando corretamente.
- ▶ Prepare o instrumento. Consulte o capítulo adicional de acordo com os componentes fornecidos.