

R-180 로터리 드라이브 유닛

미디어 자료를 통해 더 많은 정보와 가이드를 확인하십시오.



www.buchi.com/r-180/installation



참고

이 문서의 가이드라인을 읽고 따르는 것은 사용 설명서의 가이드라인을 읽고 따르는 것을 대체하지 않습니다.

- ▶ 이 작업은 해당 지역의 관련 규정에 따라 일정 자격을 갖춘 숙련된 공인 기술자가 수행해야 합니다.
- ▶ 이 섹션에 설명된 정비만 수행하십시오.
- ▶ 올바른 작동을 보장하고 품질 보증을 유지하려면 BUCHI 순정 예비 부품만 사용하십시오.
- ▶ 장비의 수명이 유지되도록 본 섹션에 기술된 정비를 수행하십시오.

R-180 로터리 드라이브 유닛

	주문 번호	이미지
R-180 로터리 드라이브 유닛, 완제품	11082708	

도구


	주문 번호	이미지
Torx 크기 20	없음	

로터리 드라이브 유닛 교체


전제조건:

- 기기가 주 전원 공급장치에서 분리되어 있습니다.


- ▶ 모든 연결을 해제합니다.
- ▶ 모든 부속품을 제거합니다.
- ▶ 모든 유리 부품을 제거합니다.
- ▶ 향온 수조를 제거합니다.

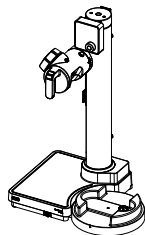


- ▶ 나사, 와셔, 씰링을 제거합니다.

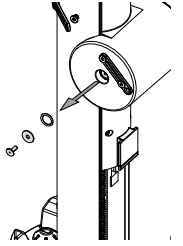


- ▶ 각도 조절 버튼을 누르고 로터리 드라이브 유닛을 분리합니다.

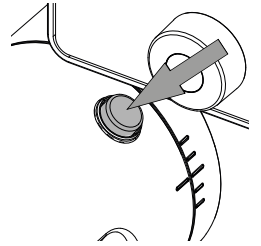


- ▶ 리본 케이블이 보일 때까지 로터리 드라이브 유닛을 잡아당깁니다.

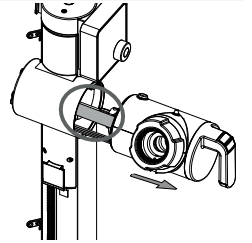


- ▶ 커넥터에서 리본 케이블을 조심스럽게 분리합니다.

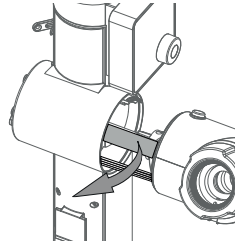

- ▶ 케이블에 접근할 수 있을 때까지 로터리 드라이브 유닛을 천천히 잡아당깁니다.

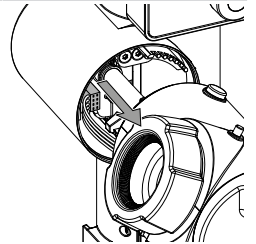

- ▶ 케이블을 분리합니다.

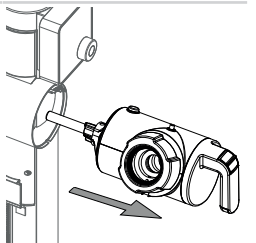


- ▶ 로터리 드라이브 유닛을 제거하여 따로 보관합니다.


- ▶ 제거한 로터리 드라이브 유닛을 폐기합니다. "Rotavapor® R-180 (회전증발농축기) 작동 설명서"를 참조하십시오.




- ▶ 로터리 드라이브 유닛의 축을 제자리로 조심스럽게 가져옵니다.

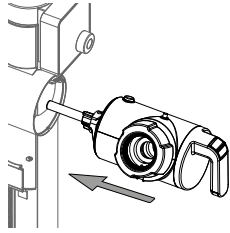


- ▶ 케이블을 연결합니다.
- ▶ 로터리 드라이브 유닛을 약간 밀어 넣습니다.

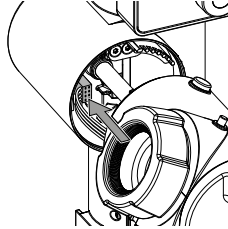


- ▶ 리본 케이블을 조심스럽게 연결합니다.

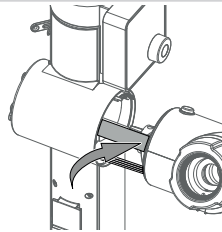


- ▶ 로터리 드라이브 유닛을 제자리에 놓습니다.

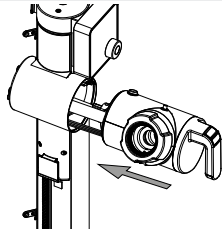

- ▶ 각도 조절 버튼을 누르고 로터리 드라이브 유닛을 고정합니다.

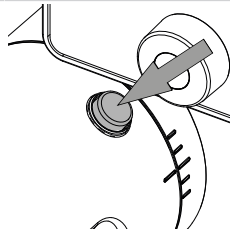

- ▶ 씰링과 와셔를 부착합니다.
- ▶ 나사를 끼우고 조입니다.

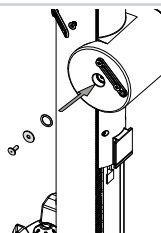

- ▶ 기기의 모든 기능이 제대로 작동하는지 확인합니다.
- ▶ 기기를 준비합니다. 제공된 구성품에 대한 설명은 본 문서의 해당 내용을 참조하십시오.