

แขนมอเตอร์หมุนของ R-180

ค้นดูข้อมูลเชิงลึกและขอคำแนะนำเพิ่มเติมผ่านสื่อของเรา:



www.buchi.com/r-180/installation



หมายเหตุ


การอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานได้

- ▶ การใช้งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้รับอนุญาต และผ่านการฝึกอบรมในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น
- ▶ ดำเนินการบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เท่านั้น
- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่แท้จาก BUCHI เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการถูกต้องและเป็นการรักษาการรับประกันเอาไว้
- ▶ ดำเนินการบริการตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เพื่อยึด

แขนมอเตอร์หมุนของ R-180

หมายเลขการ ภาพ
สั่งซื้อ

แขนมอเตอร์หมุนของ R-180, ครบชุด 11082708

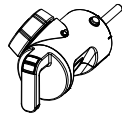

เครื่องมือ

หมายเลขการ ภาพ
สั่งซื้อ

Torx ขนาด 20

ไม่มี




การเปลี่ยนแขนมอเตอร์หมุน


ข้อควรระวัง:

ได้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องมือจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว


- ▶ ถอดการเชื่อมต่อทั้งหมด
- ▶ ถอดอุปกรณ์เสริมออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดชิ้นส่วนที่เป็นแกว้ออกทุกชิ้น
- ▶ ถอดอ่างให้ความร้อนออก

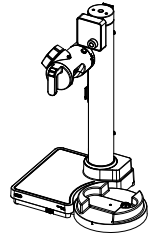


- ▶ ถอดสกรู วงแหวนสวมเกลียว และซิล ออก

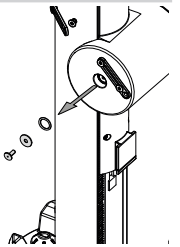


- ▶ ถอดปุ่มปรับมุม แล้วคลายแขนมอเตอร์หมุนให้หลวม

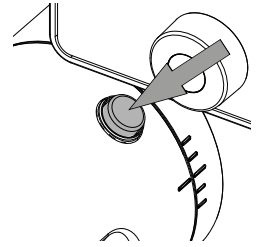


- ▶ ดึงแขนมอเตอร์หมุนออกจนกระทั่งมองเห็นสายแพ

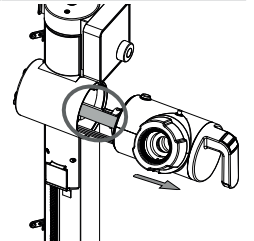


- ▶ ค่อย ๆ ถอดสายแพออกจากขั้วต่อ

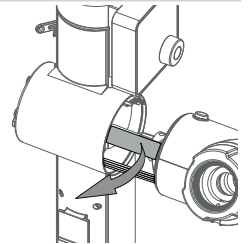

- ▶ ค่อย ๆ ดึงแขนมอเตอร์หมุนออกจนกว่าจะจับสายเคเบิลได้
- ▶ ถอดสายเคเบิลออก

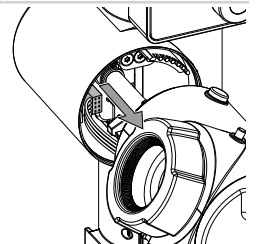


- ▶ ถอดแขนมอเตอร์หมุนออกและวางไว้ข้าง ๆ

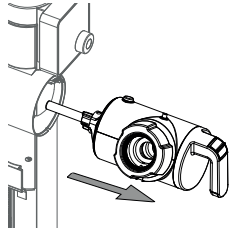


- ▶ กำจัดแขนมอเตอร์หมุนทิ้ง ดู "คู่มือการใช้งาน Rotavapor® R-180 (เครื่องระเหยสารแบบหมุน)"


- ▶ ค่อย ๆ สอดแกนของแขนมอเตอร์หมุนให้เข้าที่

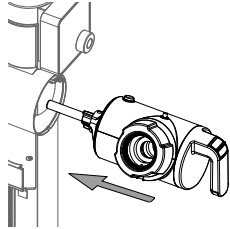


- ▶ เชื่อมต่อสายเคเบิล
- ▶ สอดแขนมอเตอร์หมุนเข้าไปเล็กน้อย

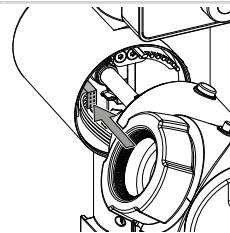


- ▶ เชื่อมต่อสายแพอย่างระมัดระวัง

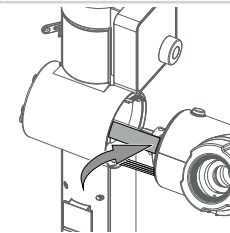


- ▶ จัดตำแหน่งแขนมอเตอร์หมุน

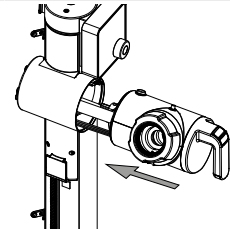

- ▶ กดปุ่มปรับมุม แล้วยึดแขนมอเตอร์หมุนให้เข้าที่

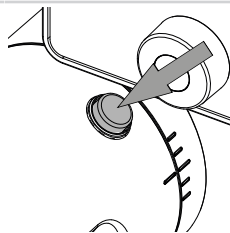

- ▶ จัดตำแหน่งซิลและวงแหวนสวมเกลียว
- ▶ จัดตำแหน่งสกรู แล้วขันให้แน่น

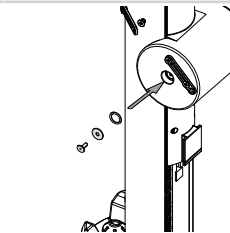

- ▶ ตรวจสอบดูว่าฟังก์ชันทุกอย่างของเครื่องยังทำงานได้ตามปกติ
- ▶ เตรียมเครื่อง ดูบทเพิ่มเติมตามส่วนประกอบที่ส่งมาให้