

旋转驱动臂 R-180

通过我们的媒体资源获得更多见解和指导：



www.buchi.com/r-180/installation



提示

虽然阅读并遵循本文档中的说明很有用，但仍有必要阅读并遵循操作手册中的说明。

- ▶ 此操作必须由有资质、经过授权和培训的技术人员执行，并遵循当地适用法规。
- ▶ 仅执行本部分所述的维修。
- ▶ 仅使用 BUCHI 正品备件，以确保仪器正常运行及防止保修失效。
- ▶ 执行本部分所述的维修，以延长仪器的使用寿命。

旋转驱动臂 R-180

	订购号	图示
旋转驱动臂 R-180, 整件	11082708	

工具


	订购号	图示
梅花螺丝刀 (20 号)	无	

更换旋转驱动臂


前提条件：

- 仪器与电源断开连接。


- ▶ 拆下所有连接。
- ▶ 拆下所有附件。
- ▶ 拆下所有玻璃零件。
- ▶ 拆下水浴锅。

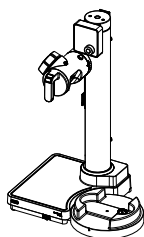


- ▶ 拆下螺丝、垫圈和密封件。

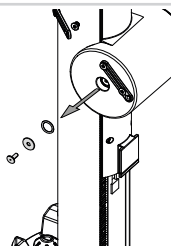


- ▶ 按下角度调节按钮，然后松开旋转驱动臂。

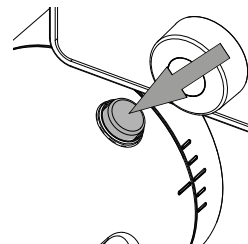


- ▶ 拉动旋转驱动臂，直至看到带状电缆。

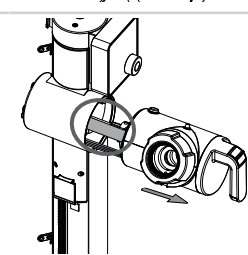


- ▶ 轻轻地从接头上拔下带状电缆。

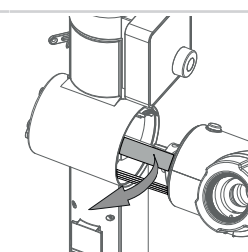

- ▶ 缓慢地拉动旋转驱动臂，直至可以接触到带状电缆。
- ▶ 断开电缆。

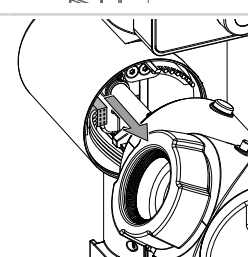


- ▶ 拆下旋转驱动臂，并将其放在一边。

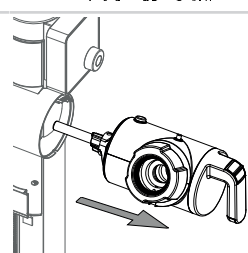


- ▶ 弃置旋转驱动臂。请参阅《“旋转蒸发器 R-180 操作手册”》。


- ▶ 将旋转驱动臂轴轻轻地引导到位。

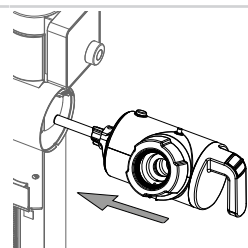


- ▶ 连接电缆。
- ▶ 将旋转驱动臂略微滑入一点。

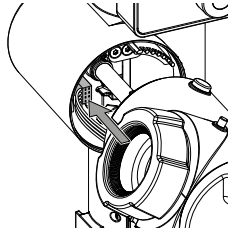


- ▶ 小心地连接带状电缆。

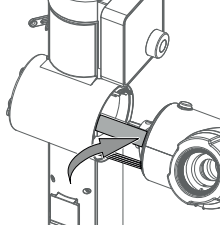


- ▶ 定位旋转驱动臂。

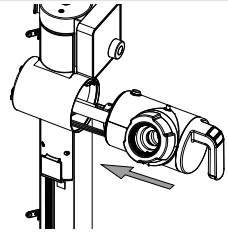

- ▶ 按下角度调节按钮并固定旋转驱动臂。

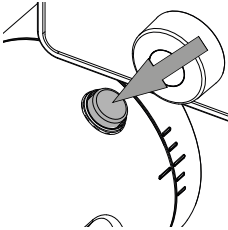

- ▶ 定位密封件和垫圈。
- ▶ 定位并拧紧螺丝。

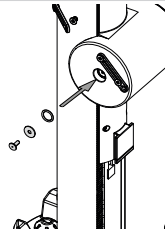

- ▶ 检查仪器的所有功能是否正常工作。
- ▶ 使仪器准备就绪。请根据提供的组件参阅其他章节。