

Unidad de movimiento rotatorio R-180

Obtenga más información y asesoramiento a través de nuestros recursos en las redes sociales:



www.buchi.com/r-180/installation



NOTA

El hecho de leer y seguir las instrucciones de este documento no sustituye la lectura y el seguimiento de las instrucciones del manual de funcionamiento.

- ▶ Esta operación debe realizarla el personal de servicio técnico cualificado, autorizado y formado, de acuerdo con las normativas locales aplicables.
- ▶ Lleve a cabo únicamente el servicio descrito en esta sección.
- ▶ Use solo piezas de repuesto de BUCHI originales para asegurarse de que funcione correctamente y mantener la validez de la garantía.
- ▶ Lleve a cabo las operaciones descritas en esta sección para prolongar la vida útil del instrumento.

Unidad de movimiento rotatorio R-180

	N.º de pedido	Figura
Unidad de movimiento rotatorio R-180, completo	11082708	

Herramientas


	N.º de pedido	Figura
Tamaño Torx 20	Ninguno	

Sustituya la unidad de movimiento rotatorio


Requisito:

- El instrumento está desconectado de la red eléctrica.


- ▶ Retire todas las conexiones.
- ▶ Retire todos los accesorios.
- ▶ Retire todos los componentes de vidrio.
- ▶ Retire el baño termostático.

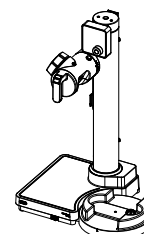


- ▶ Retire el tornillo, la arandela y el sellado.

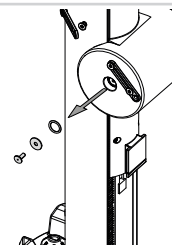


- ▶ Pulse la brida de ajuste del ángulo y suelte la unidad de movimiento rotatorio.

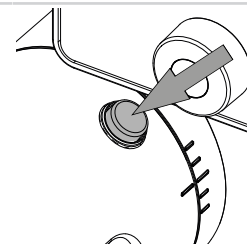


- ▶ Tire de la unidad de movimiento rotatorio hasta que el cable de cinta sea visible.

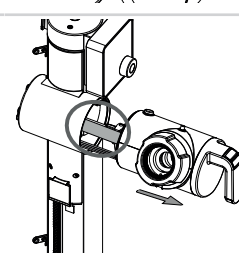


- ▶ Retire con cuidado el cable de cinta del conector.

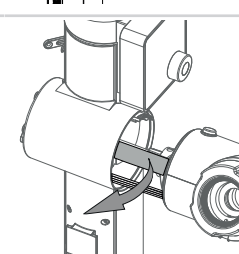

- ▶ Tire lentamente de la unidad de movimiento rotatorio hasta que el cable sea accesible.
- ▶ Desconecte el cable.

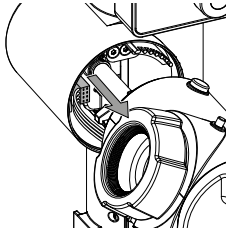


- ▶ Retire la unidad de movimiento rotatorio y déjela a un lado.

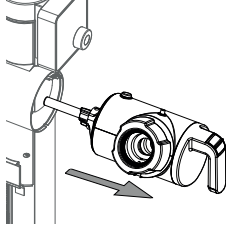


- ▶ Elimine la unidad de movimiento rotatorio. Consulte el "*Manual de funcionamiento de Rotavapor® R-180*".


- ▶ Guíe suavemente el eje de la unidad de movimiento rotatorio hasta su posición.

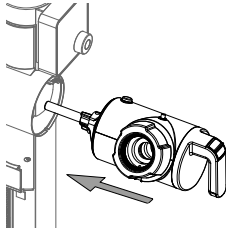


- ▶ Conecte el cable.
- ▶ Deslice ligeramente la unidad de movimiento rotatorio.

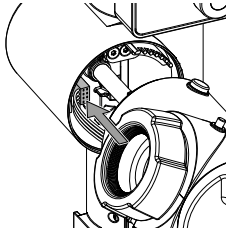


- ▶ Conecte con cuidado el cable de cinta.

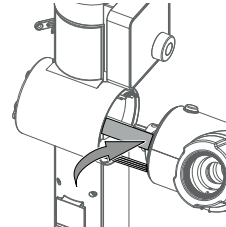


- ▶ Coloque la unidad de movimiento rotatorio.

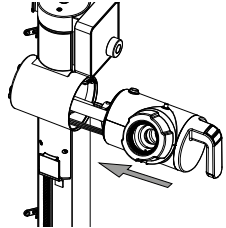

- ▶ Pulse la brida de ajuste del ángulo y fije la unidad de movimiento rotatorio.

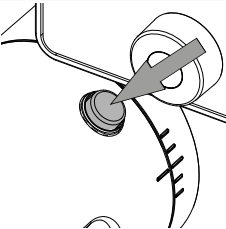

- ▶ Coloque el sellado y la arandela.
- ▶ Coloque y apriete el tornillo.

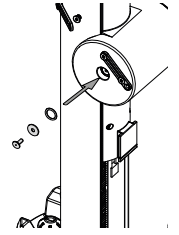

- ▶ Compruebe que todas las funciones del instrumento funcionan correctamente.
- ▶ Prepare el instrumento. Consulte el capítulo adicional según los componentes suministrados.