

ロータリードライブアーム R-180

当社のメディアリソースを通じて、さらに多くの分析情報とガイダンスを得ることができます。



www.buchi.com/r-180/installation



備考

本書の指示内容を読んで従っても、取扱説明書の指示内容を読んで従うことに代わるものではありません。

- ▶ この作業は、有資格で、認定され、訓練を受けた技術者が、現地の該当する規制に従って実施する必要があります。
- ▶ このセクションに記載されているサービスのみを実施してください。
- ▶ 適正な動作と製品保証を維持するため、BUCHI の純正スペアパーツを使用してください。
- ▶ このセクションに記載されているサービスを実施すると、機器の寿命を延ばすことができます。

ロータリードライブアーム R-180

	注文番号	イラスト
ロータリードライブアーム R-180、一式	11082708	


ツール

	注文番号	イラスト
トルクスサイズ 20	なし	


ロータリードライブアームの交換

条件:


- 機器を主電源から切り離します。
- ▶ すべての接続を取り外します。
- ▶ すべてのアクセサリを取り外します。
- ▶ すべてのガラス部品を取り外します。
- ▶ ヒーティングバスを取り外します。

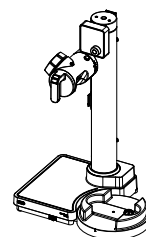


- ▶ ネジ、ワッシャー、シールを外します。

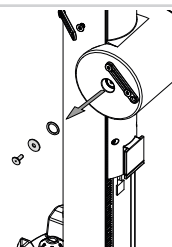


- ▶ 角度調整ボタンを押して、ロータリードライブアームを解放します。

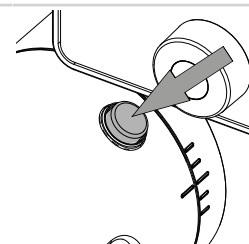


- ▶ リボンケーブルが見えるまで、ロータリードライブアームを引き出します。

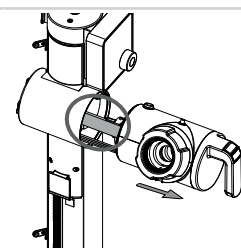


- ▶ リボンケーブルをコネクタからゆっくと取り外します。

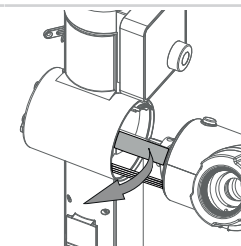

- ▶ ケーブルに手が届くようになるまで、ロータリッドライブアームをゆっくり引き出します。
- ▶ ケーブルを取り外します。

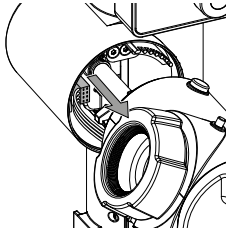


- ▶ ロータリッドライブアームを取り外して脇に置きます。

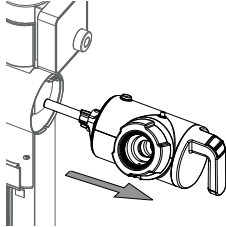


- ▶ そのロータリッドライブアームを廃棄します。「ロータリーエバポレーター R-180 取扱説明書」を参照してください。


- ▶ ロータリッドライブアームの軸をゆっくりと所定の位置に導きます。

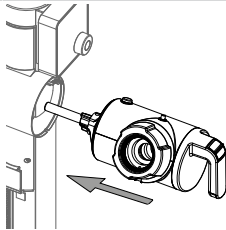


- ▶ ケーブルを接続します。
- ▶ ロータリッドライブアームを少しスライドさせます。

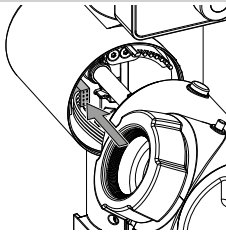


- ▶ リボンケーブルを慎重に接続します。

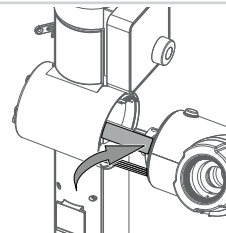


- ▶ ロータリッドライブアームの位置を決めます。

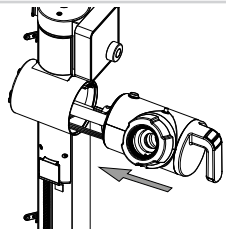

- ▶ 角度調整ボタンを押して、ロータリッドライブアームを固定します。

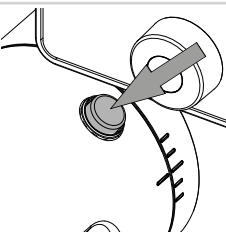

- ▶ シールとワッシャーを配置します。
- ▶ ネジを位置合わせして締めます。

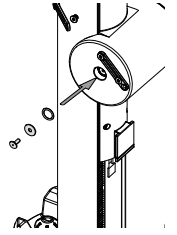

- ▶ 機器の機能がすべて正常に動作していることを確認します。
- ▶ 機器を準備します。提供されたコンポーネントに応じて、別の章を参照してください。