

Bras d'entraînement rotatif R-180

Accédez à des informations et conseils supplémentaires grâce à nos ressources média :



www.buchi.com/r-180/installation



REMARQUE

La lecture et le respect des instructions contenues dans ce document ne vous dispensent pas de lire et d'observer les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

- ▶ Cette procédure réservée aux techniciens qualifiés, autorisés et formés doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur.
- ▶ N'effectuez que l'opération d'entretien décrite dans cette section.
- ▶ N'utilisez que des pièces de rechange BUCHI d'origine afin d'assurer un fonctionnement correct et de préserver la garantie.
- ▶ Effectuez l'opération d'entretien décrite dans cette section pour prolonger la durée de vie de l'instrument.

Bras d'entraînement rotatif R-180

	Réf. article	Schéma
Bras d'entraînement rotatif R-180, complet	11082708	

Outils


	Réf. article	Schéma
Torx taille 20	Aucune	

Remplacement du bras d'entraînement rotatif


Condition requise :

- L'instrument est déconnecté de l'alimentation principale.


- ▶ Débranchez toutes les connexions.
- ▶ Retirez tous les accessoires.
- ▶ Retirez toutes les pièces en verre.
- ▶ Retirez le bain thermostaté.
- ▶ Retirez la vis, la rondelle et le joint.

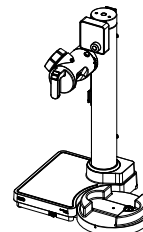


- ▶ Appuyez sur le bouton de réglage de l'angle pour libérer le bras d'entraînement rotatif.

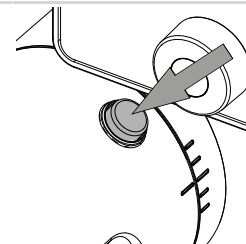


- ▶ Tirez sur le bras d'entraînement rotatif jusqu'à ce que le câble plat soit visible.

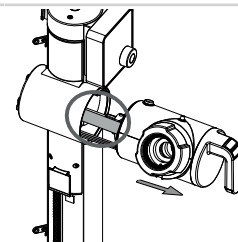


- ▶ Retirez délicatement le câble plat du connecteur.

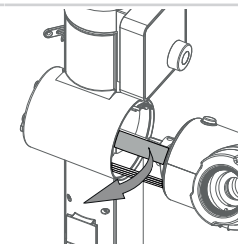

- ▶ Tirez lentement sur le bras d'entraînement rotatif jusqu'à ce que le câble soit accessible.
- ▶ Débranchez le câble.

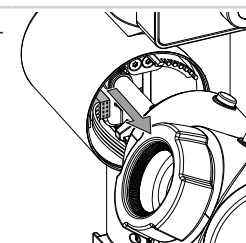


- ▶ Retirez le bras d'entraînement rotatif et mettez-le de côté.

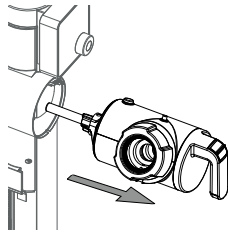


- ▶ Mettez au rebut le bras d'entraînement rotatif. Reportez-vous au "manuel d'utilisation du Rotavapor® R-180".


- ▶ Mettez l'axe du bras d'entraînement rotatif en place en le guidant avec précaution.

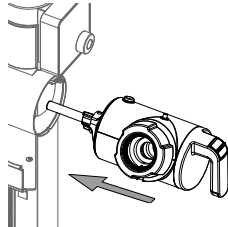


- ▶ Branchez le câble.
- ▶ Faites glisser légèrement le bras d'entraînement rotatif.

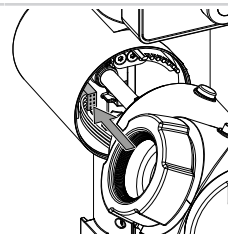


- ▶ Branchez le câble plat avec précaution.

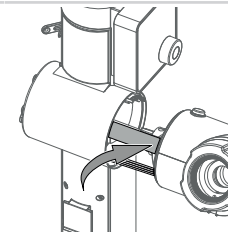


- ▶ Positionnez le bras d'entraînement rotatif.

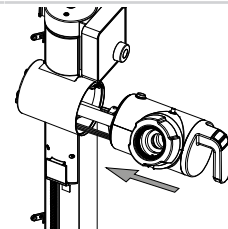

- ▶ Appuyez sur le bouton de réglage de l'angle pour bloquer le bras d'entraînement rotatif.

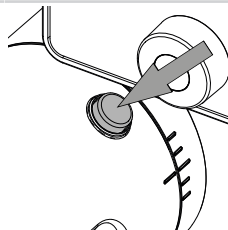

- ▶ Positionnez le joint et la rondelle.
- ▶ Positionnez et serrez la vis.

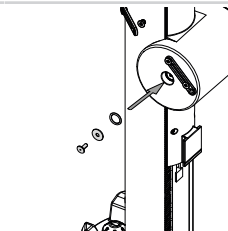

- ▶ Vérifiez que toutes les fonctions de l'instrument fonctionnent correctement.
- ▶ Préparez l'instrument. Reportez-vous au chapitre supplémentaire en fonction des composants fournis.