

# Braccio di trasmissione rotante R-180

Ulteriori informazioni e indicazioni sono disponibili nelle nostre risorse multimediali:



[www.buchi.com/r-180/installation](http://www.buchi.com/r-180/installation)



## NOTA

La lettura e il rispetto delle istruzioni contenute nel presente documento non sostituiscono la lettura e il rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

- ▶ Questa operazione deve essere eseguita da tecnici qualificati, autorizzati e addestrati, in conformità alle normative locali applicabili.
- ▶ Eseguire solo le operazioni descritte in questa sezione.
- ▶ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali BUCHI per garantire il corretto funzionamento del dispositivo e non invalidare la garanzia.
- ▶ Espletare le operazioni di manutenzione descritte in questa sezione per prolungare la vita utile dello strumento.

## Braccio di trasmissione rotante R-180

	N. d'ordine	Grafica
Braccio di trasmissione rotante R-180, completo	11082708	

## Strumenti


	N. d'ordine	Grafica
Cacciavite Torx misura 20	Nessuno	

## Sostituzione del braccio di trasmissione rotante


Condizione necessaria:

- Lo strumento è scollegato dall'alimentazione di rete.


- ▶ Rimuovere tutti i collegamenti.
- ▶ Rimuovere tutti gli accessori.
- ▶ Rimuovere tutte le parti in vetro.
- ▶ Rimuovere il bagno termostatico.

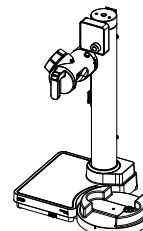


- ▶ Rimuovere la vite, la rondella e la guarnizione.

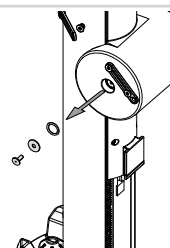


- ▶ Premere il pulsante di regolazione dell'angolazione e rilasciare il braccio di trasmissione rotante.

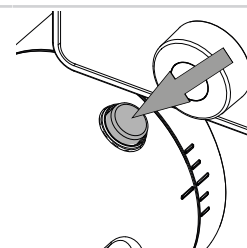


- ▶ Tirare il braccio di trasmissione rotante fino a quando il cavo a nastro non è visibile.

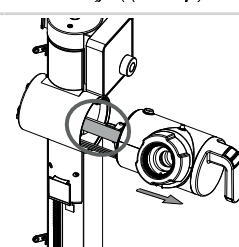


- ▶ Rimuovere delicatamente il cavo a nastro dal connettore.

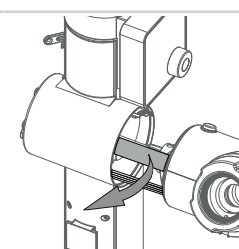

- ▶ Tirare lentamente il braccio di trasmissione rotante fino a quando il cavo non è visibile.
- ▶ Scollegare il cavo.

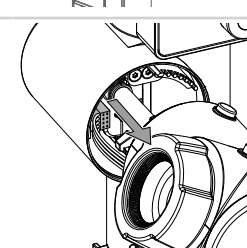


- ▶ Rimuovere il braccio di trasmissione rotante e metterlo da parte.

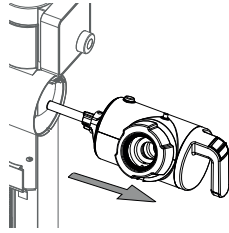


- ▶ Smaltire il braccio di trasmissione rotante. Consultare il "Manuale operativo di Rotavapor® R-180".


- ▶ Guidare delicatamente l'asse del braccio di trasmissione rotante in posizione.

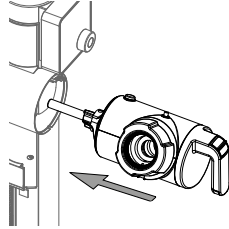


- ▶ Collegare il cavo.
- ▶ Far scorrere leggermente il braccio di trasmissione rotante.

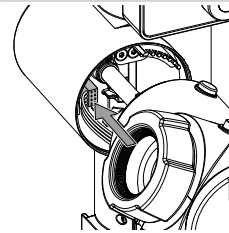


- ▶ Collegare con cautela il cavo a nastro.

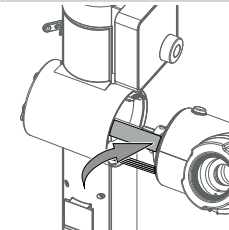


- ▶ Posizionare il braccio di trasmissione rotante.

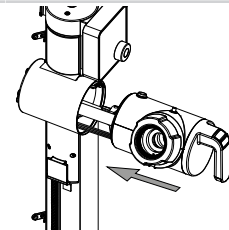

- ▶ Premere il pulsante di regolazione dell'angolazione e fissare il braccio di trasmissione rotante.

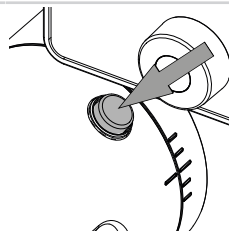

- ▶ Posizionare la guarnizione e la rondella.
- ▶ Posizionare e serrare la vite.

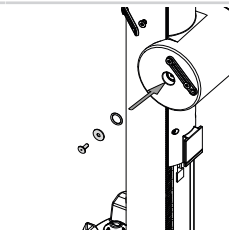

- ▶ Controllare che tutte le funzioni dello strumento funzionino correttamente.
- ▶ Preparare lo strumento. Consultare il capitolo aggiuntivo in base ai componenti consegnati.