

R-180용 VS 22 진공 씰

미디어 자료를 통해 더 많은 정보와 가이드를 확인하십시오.



www.buchi.com/r-180/installation



참고

본 문서의 가이드라인은 사용 설명서의 지침을 보완하는 역할을 합니다. 따라서 제품의 안전하고 올바른 사용을 위해 반드시 사용 설명서의 모든 가이드라인을 숙지하고 준수해 주시길 바랍니다.

진공 씰

	주문 번호	이미지
진공 씰 VS 22, PTFE 재질, NBR O-링, FDA 준수	11075810	

진공 씰 교체




경고

뜨거운 유리 부품으로 인한 피부 화상의 위험이 있습니다.


- ▶ 증발 플라스크를 식히십시오.
- ▶ 적절한 보호 장갑을 착용하십시오.

전제조건:


- Rotavapor® (회전증발농축기)의 압력이 대기 압력 상태로 되어 있는지 확인하십시오.
- 증발 플라스크가 회전을 멈췄는지 확인합니다.
- ▶ 로터리 드라이브 유닛을 베이스 위치로 옮깁니다.
- ▶ 콘덴서에서 연결부를 제거합니다.

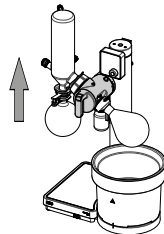


- ▶ 리시빙 플라스크를 단단히 잡습니다.
- ▶ 휠을 시계 반대 방향으로 돌려 볼 조인트 클램프를 분리합니다.
- ▶ 볼 조인트 클램프를 제거합니다.

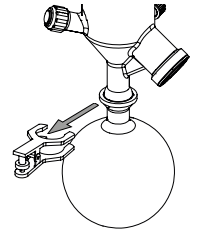


- ▶ 회수 플라스크를 제거합니다.

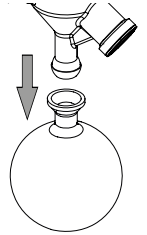


- ▶ 증기 덕트에서 증발 플라스크를 제거합니다.

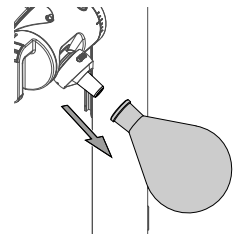


- ▶ 잠금 버튼을 누릅니다.
- ▶ 증기 덕트를 단단히 잡습니다.
- ▶ 증기 덕트가 분리될 때까지 콤비 클립을 시계 방향으로 돌립니다.

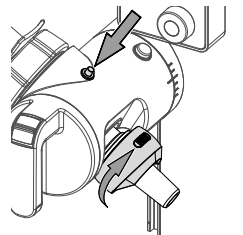


- ▶ 증기 덕트를 제거합니다.

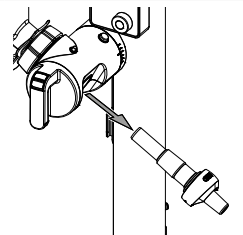


- ▶ 플랜지 너트를 풀어 콘덴서를 분리합니다.

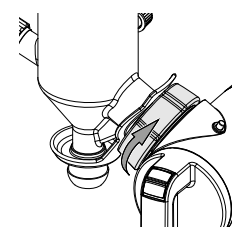

- ▶ 콘덴서를 제거합니다.

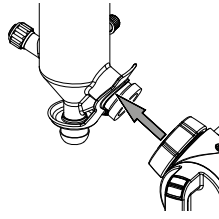


- ▶ 손상된 진공 씬을 제거합니다.

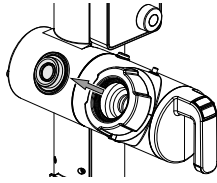


- ▶ 진공 씬을 떼기합니다. "Rotavapor® R-180 (회전증발농축기) 작동 설명서"를 참조하십시오.


- ▶ 로터리 드라이브 유닛에 증기 덕트를 장착합니다.
⇒ 딸깍 소리가 나면서 증기 덕트가 제자리에 고정됩니다.

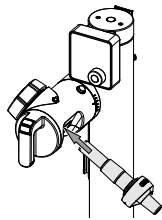


- ▶ 증기 덕트에 어댑터를 끼운 상태로 새 진공 씬을 부착합니다.

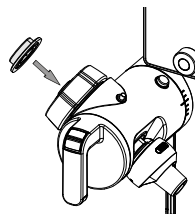


- ▶ 진공 씬을 플랜지 안으로 고르게 눌러 넣습니다.
- ▶ 진공 씬에서 어댑터를 제거합니다.
⇒ 나중에 사용할 수 있도록 어댑터를 보관합니다.
- ▶ 진공 씬이 올바른 위치에 있는지 확인합니다.

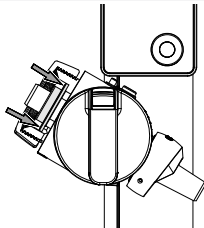

- ▶ 콘덴서를 플랜지 너트에 삽입합니다.

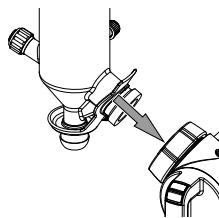

- ▶ 스프링이 클립으로 고정되어 있고 플랜지 너트가 콘덴서 목 부분을 완전히 감싸야 합니다.
- ▶ 플랜지 너트를 조여 콘덴서를 제자리에 부착합니다.

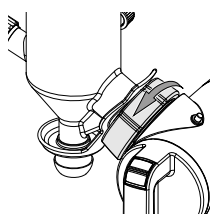

- ▶ 장비를 설치하고 연결합니다. 제공된 구성품에 따른 해당 내용을 참조하십시오.