

Interfaccia R-180

Ulteriori informazioni e indicazioni sono disponibili nelle nostre risorse multimediali:



www.buchi.com/r-180/installation



NOTA

La lettura e il rispetto delle istruzioni contenute nel presente documento non sostituiscono la lettura e il rispetto delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

- ▶ Questa operazione deve essere eseguita da tecnici qualificati, autorizzati e addestrati, in conformità alle normative locali applicabili.
- ▶ Eseguire solo le operazioni descritte in questa sezione.
- ▶ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali BUCHI per garantire il corretto funzionamento del dispositivo e non invalidare la garanzia.
- ▶ Espletare le operazioni di manutenzione descritte in questa sezione per prolungare la vita utile dello strumento.

Interfaccia R-180

	N. d'ordine	Grafica
Interfaccia R-80 / R-180, completa	11080629	

Strumenti


	N. d'ordine	Grafica
Cacciavite Torx misura 10	Nessuno	

Sostituzione dell'interfaccia


Condizione necessaria:

- ☑ Lo strumento è scollegato dall'alimentazione di rete.


- ▶ Rimuovere tutti i collegamenti.
- ▶ Rimuovere tutti gli accessori.
- ▶ Rimuovere tutte le parti in vetro.
- ▶ Rimuovere il bagno termostatico.

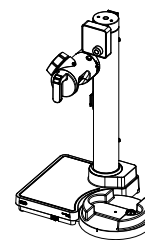

- ▶ Rimuovere le quattro viti.

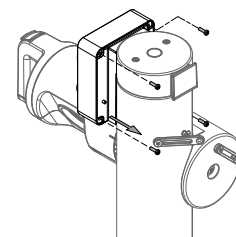


- ▶ Aprire con cautela l'alloggiamento dell'interfaccia.

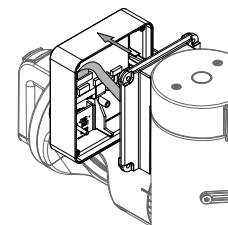

- ▶ Aprire il connettore a nastro con il dito.


AVVISO! Non utilizzare cacciaviti per aprire i connettori a nastro, poiché i pin e il cavo a nastro potrebbero danneggiarsi.

- ▶ Rimuovere delicatamente il cavo a nastro.

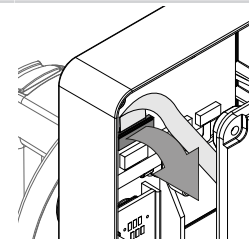


- ▶ Rimuovere l'interfaccia danneggiata.
- ▶ Conservare la guarnizione.
- ▶ Smaltire l'interfaccia. Consultare il "Manuale operativo di Rotavapor® R-180".


- ▶ Riposizionare la guarnizione.

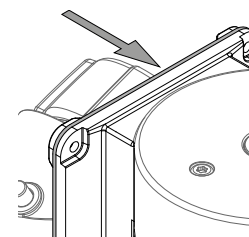


- ▶ Prendere la nuova interfaccia.
- ▶ Inserire con cautela il cavo a nastro nel connettore a nastro.

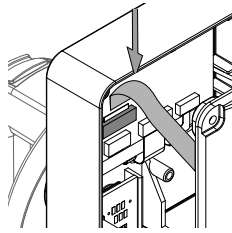

- ▶ Chiudere il connettore a nastro con il dito.
AVVISO! Non utilizzare cacciaviti per chiudere i connettori a nastro, poiché i pin e il cavo a nastro potrebbero danneggiarsi.

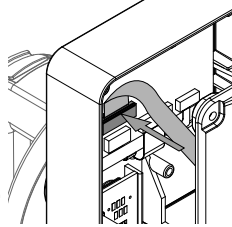

- ▶ Posizionare l'alloggiamento dell'interfaccia.
- ▶ Agitare leggermente l'alloggiamento dell'interfaccia in modo che la guarnizione rimanga in posizione e non venga danneggiata.

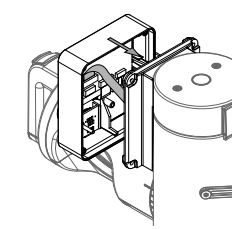

- ▶ Posizionare e serrare le quattro viti.

